


Příprava vzorku:

- 1 Naplňte obě zkumavky testovanou vodou až ke značce.

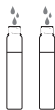

- 2 Obsah ampulky Fe (HR) R1 přidejte ke vzorku, uzavřete šroubovacím víčkem a promíchejte. Po 1 minutě změřte dobu reakce.



Měření přístrojem AQUA-CHECK:

- 1 Měření reference.
- 2 Měření vzorku.





Zdraví škodlivý

Fe (HR) R1 (test na železo)

R 20/21/22 - Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R 52/53 - Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 25 - Zamezte styku s očima.

S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda.

S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**Složky : obsahuje: Mercaptoacetic acid,
Ammonium mercaptoacetate**

Obal se zbytky výrobku dopravte podniku specializovanému na likvidaci problémových odpadů.