



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Installationsanleitung Akku


## KERN GAB-A04

Version 1.0

11/2010

D

GAB-A04-IA-d-1010

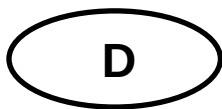

# KERN GAB-A04

Version 1.0 11/2010

## Installationsanleitung

### Akku



Der Akku **GAB-A04** kann bei folgenden Geräten eingebaut werden:

- GAB-N
- CFS
- CPB-D/N
- RPB-D

## 1 Technische Daten

| Waage   | Betriebsdauer                                         | Ladezeit |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|
| GAB-N   | Hinterleuchtung an: 70 h<br>Hinterleuchtung aus: 90 h | 12 h     |
| CFS     | Hinterleuchtung an: 70 h<br>Hinterleuchtung aus: 90 h | 12 h     |
| CPB-D/N | Hinterleuchtung an: 50 h<br>Hinterleuchtung aus: 90 h | 12 h     |
| RPB-D   | Hinterleuchtung an: 40 h<br>Hinterleuchtung aus: 80 h | 14 h     |

## 2 Lieferumfang

- Akkublock; 6V 4Ah

## 3 Installation Akku:

- ⇒ Waage vom Netz trennen
- ⇒ Wägeplatte und Träger der Wägeplatte entfernen

⇒ Akkufachdeckel abnehmen



⇒ Stecker des Akkublocks mit dem jeweiligen Kabel der Waage verbinden (auf Farben achten!)



⇒ Akkublock ins Akkufach einlegen

⇒ Akkublock mit Schaumstoff vor Verrutschen schützen

⇒ Darauf achten, dass die Anschlußkabel nicht eingeklemmt werden

⇒ Anschlußkabel dürfen nicht in den Wägebraum zurückgeschoben werden (s. Pfeile)



**VORSICHT!**

**Anschlußkabel dürfen keinen Kontakt mit dem Wägekreuz haben**

⇒ Akkufachdeckel wieder einsetzen



⇒ Träger der Wägeplatte und Wägeplatte wieder aufsetzen

## 4 Erstinbetriebnahme

Der Akku wird über das Netzgerät der Waage geladen. Er sollte vor der ersten Benutzung 15 Stunden geladen werden. Betriebsdauer des Akkus siehe Tabelle Kap. 1 – Technische Daten.