



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Montageanleitung Stativ

KERN SFE-A01 /A02 / A03

Version 2.0

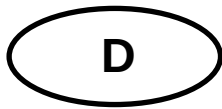
04/2014

D



Bsp. SFE-A02

SFE-A01/A02/A03-IA-d-1420



KERN SFE-A01 / A02 / A03

Version 2.0 04/2014

Montageanleitung Stativ

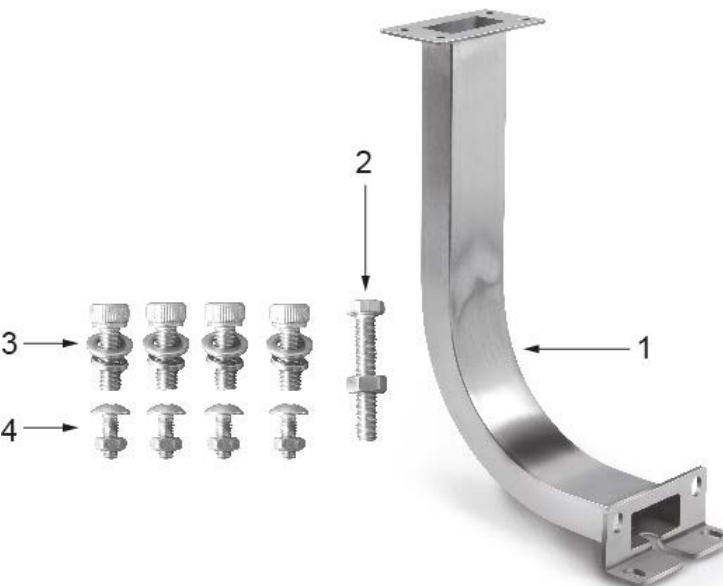
Inhaltsverzeichnis

1	Technische Daten	2
2	Lieferumfang	3
3	Montage	3
3.1	Stativ an Waage montieren.....	3
3.2	Anzeigegerät an Stativ montieren.....	4

1 Technische Daten

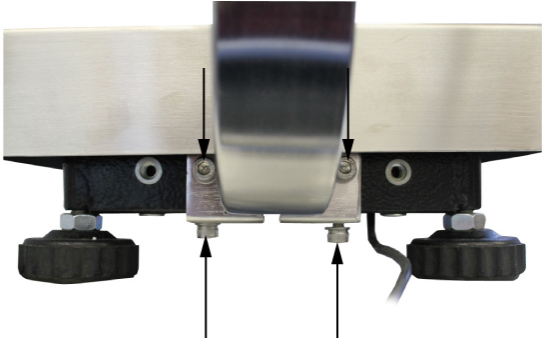
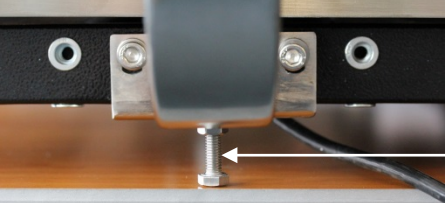
KERN	SFE-A01	SFE-A02	SFE-A03
Stativhöhe	20 cm	40 cm	60 cm
Nettogewicht	800 g	1600 g	2400 g
Für SFE-Modelle mit Wägeplattengröße (mm)	alle Größen	400 x 300 x 118 500 x 400 x 137 650 x 500 x 142	500 x 400 x 137 650 x 500 x 142

2 Lieferumfang

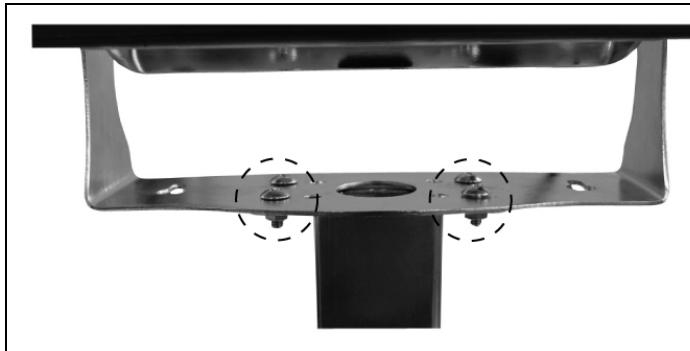
	1. 1 Stativ 2. 1 Stützschraube 3. 4 Schrauben (groß) mit Sicherungs- und Unterlegscheiben für Montage an Waage 4. 4 Schrauben (klein) mit Muttern zur Montage des Anzeigegerätes
---	---

3 Montage

3.1 Stativ an Waage montieren

	Stativ lt. Abbildung mit den 4 großen Schrauben, Sicherungs- und Unterlegscheiben an der Plattform befestigen.
	Stützschraube bis zum sicheren Stand herausdrehen.

3.2 Anzeigegerät an Stativ montieren



Anzeigegerät mit den 4 kleinen Schrauben und den Muttern lt. Abbildung an das Stativ festschrauben.

Kabel mit Kabelbindern so zusammenfassen, dass es beim Wägevorgang nicht stört.