



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Stativ


KERN BFS

Typ BFS A07

Version 1.2
2024-08
D



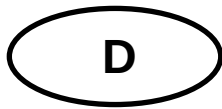BFS-A07-IA-2412



Stative

Version 1.2 2024-08

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis


1	Technische Daten	3
1.1	Abmessungen	3
2	Lieferumfang	4
3	Installation	6

1 Technische Daten





KERN	BFS-A07
Stativhöhe (mm)	600-1040






1.1 Abmessungen

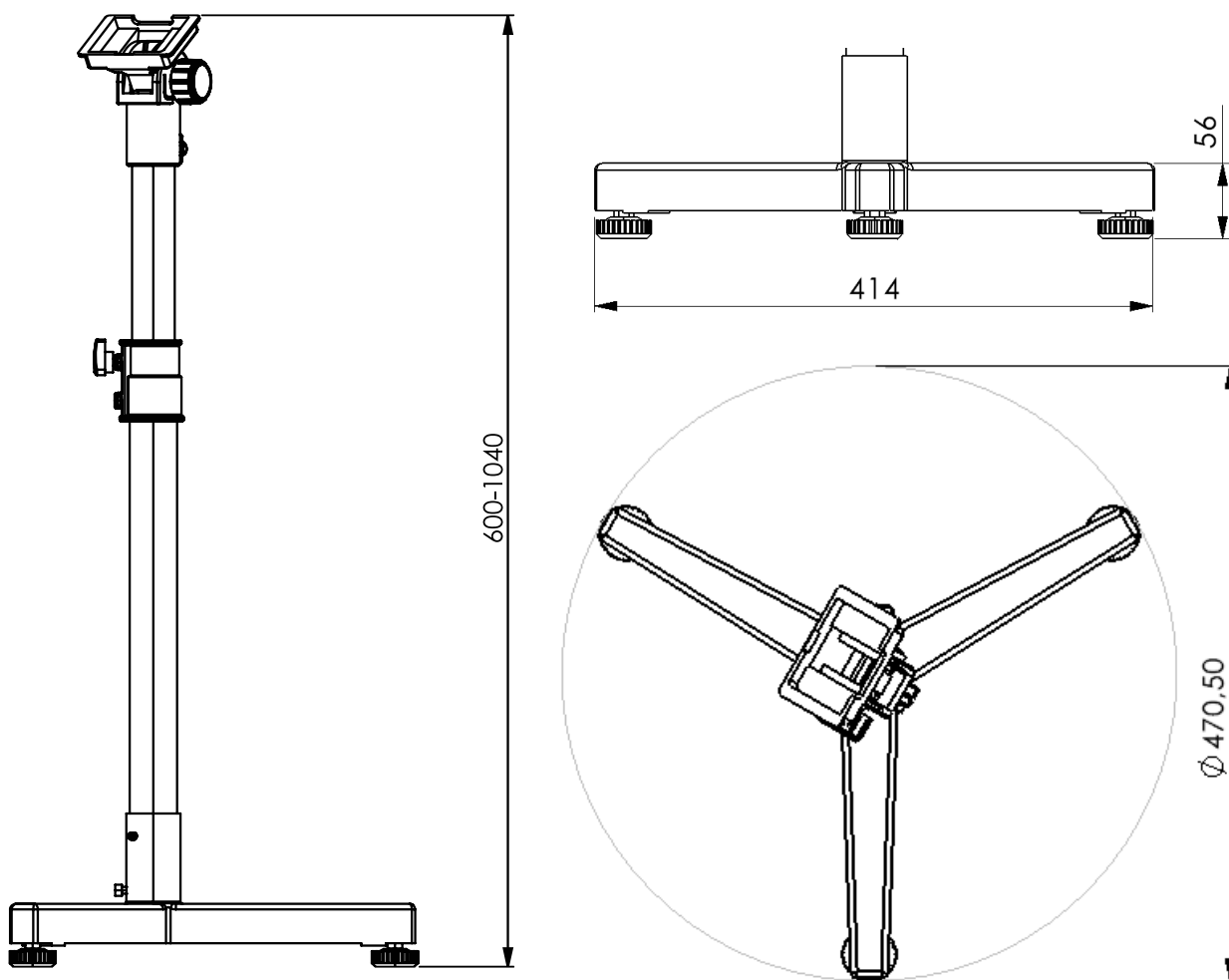- Maße in mm



2 Lieferumfang

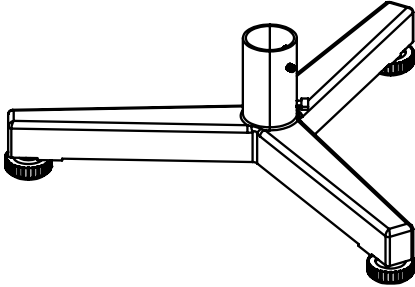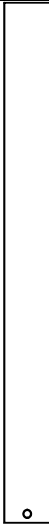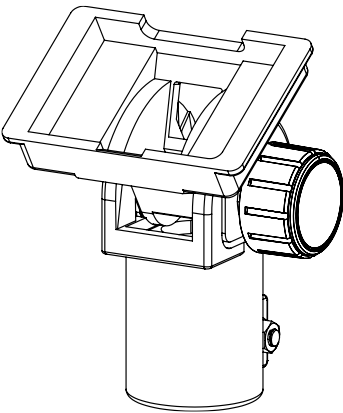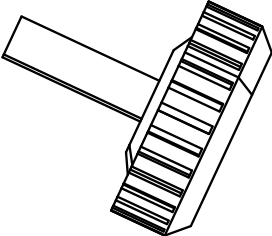
 A Stativfuß 1 x	 B* Stativrohr unten 1 x	 C Halter für Anzeigegerät 1 x
 D* Stativrohr oben 1 x	 E Halterung Anzeigegerät 1 x	 F Fußschrauben 4 x

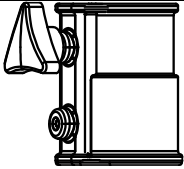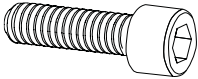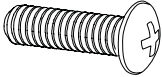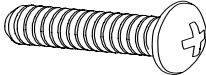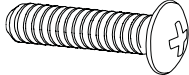 G* Rohrverbinder 1 x	 S1 M6 x 20 1 x	 S2 M8 Mutter 4 x
 S3 Unterlegscheibe 1 x  S7 M4 x 10 4 x	 S5 M7 x 10 1x  S8 M6 x 10 Madenschraube 2 x	 S6 M5 x 16 3 x

B, D und G werden in vormontiertem Zustand geliefert.


3 Installation

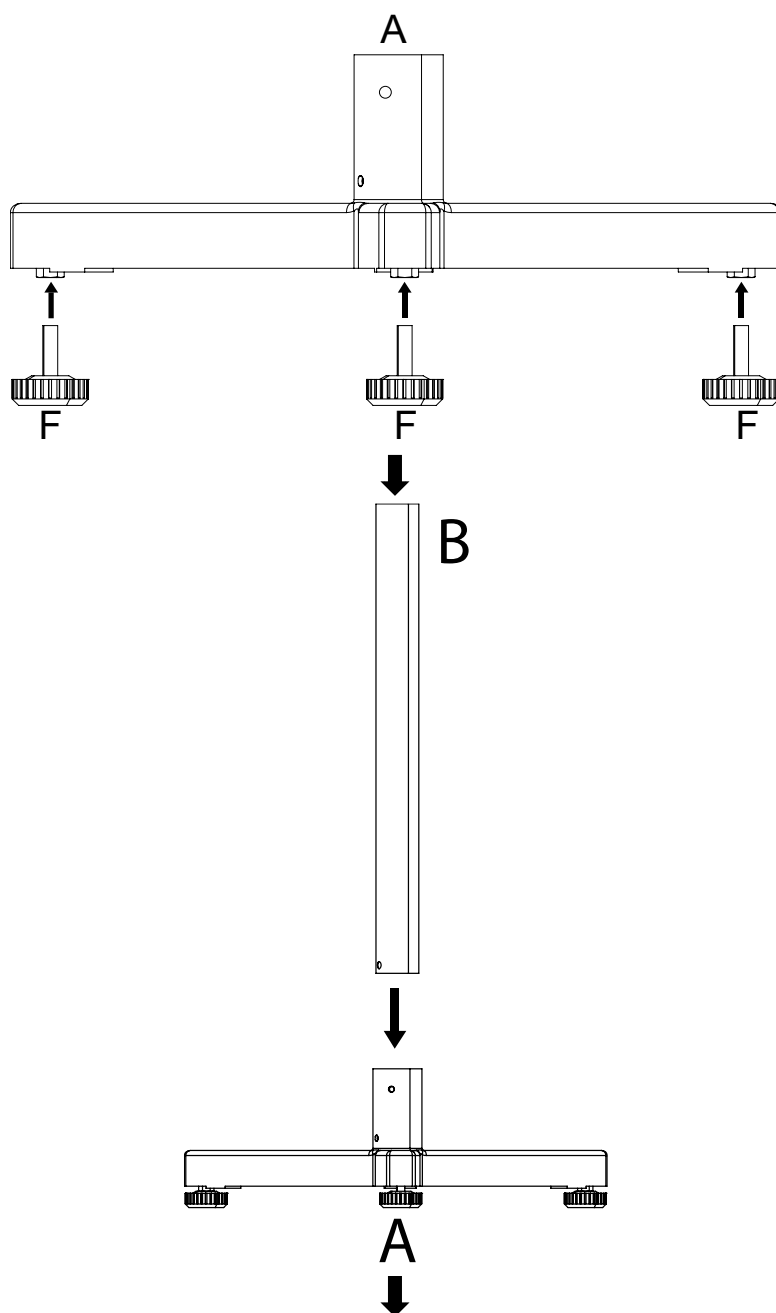Durchführung:




⇒ Fußschrauben in den Stativfuß eindrehen

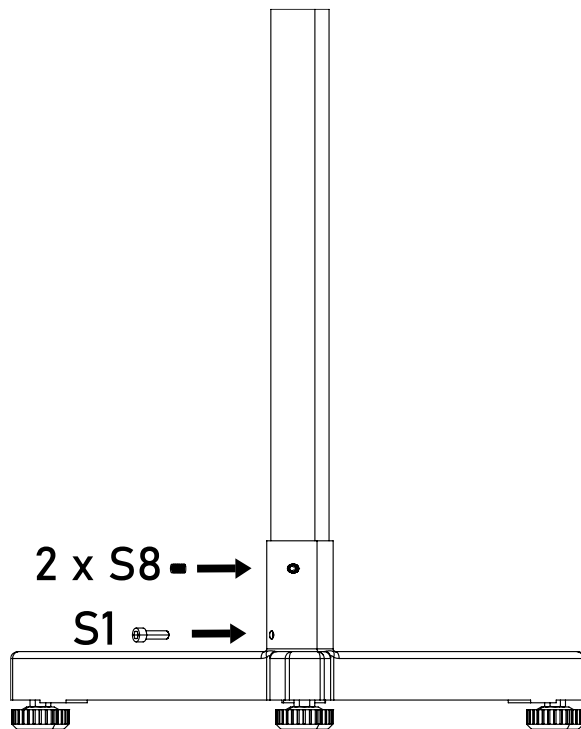
⇒ Das untere Rohr **(B)** in den Stativfuß einsetzen



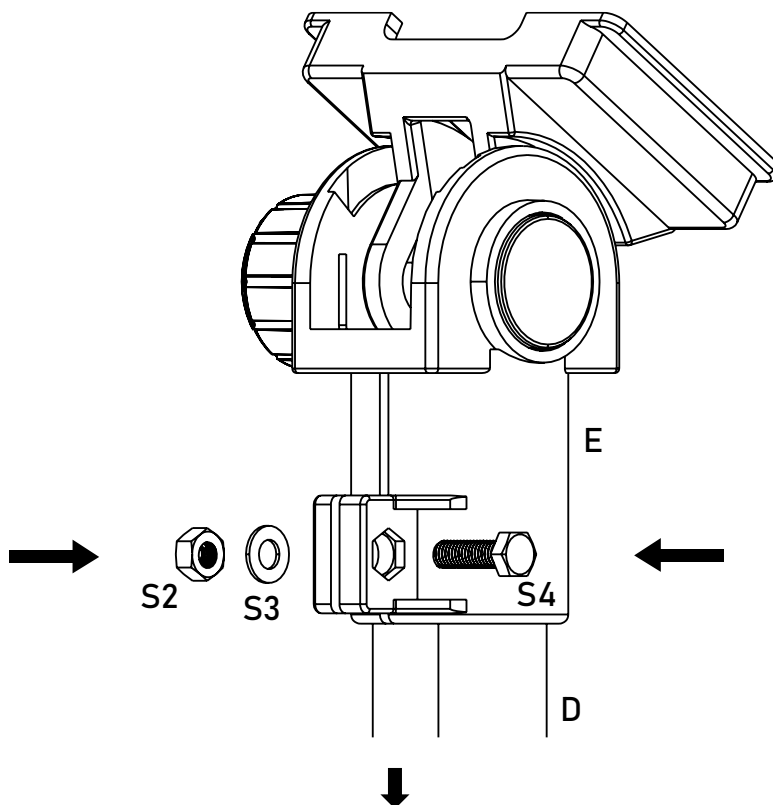⇒ Das Rohr mithilfe der Schrauben fixieren



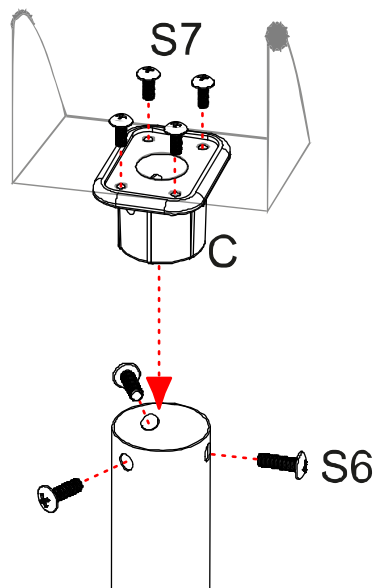⇒ Halter **(E)** für das Anzeigegerät in das obere Ende des Stativrohrs **(D)** stecken und mit der Schraube **(S4)** befestigen. Auf der gegenüberliegenden Seite mit der Unterlegscheibe **(S3)** und der Mutter **(S2)** kontern



- ⇒ Adapter **(C)** für das Anzeigegerät in das obere Ende des Stativrohrs **(D)** stecken und mit den Schrauben **(S6)** befestigen.
- ⇒ Das Anzeigegerät mit den Schrauben **(S7)** am Halter für das Anzeigegerät befestigen.