

KERN[®] **KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

☎ +0049-[0]7433-9933-0
FAX +0049-[0]7433-9933-149
✉ info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Schnittstellenadapter mit Kabel für USB_Device/Slave

KERN KUP-03

Typ TYKUP-03-A
Version 1.1
2023-06
D



Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter:
<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>
Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

TYKUP-03-A-IA-d-2311



Schnittstellenadapter mit Kabel für USB_Dev- ice/Slave

Version 1.1 2023-06

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	2
1.1	Installation.....	2

1 Allgemeines

i	<ul style="list-style-type: none">• Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss der Waage angeschlossen werden!• Mit dem KUP-Adapter können Daten von einem Gerät an einen PC und umgekehrt übertragen werden.
----------	---

1.1 Installation

1. Gerät ausschalten.
2. Schnittstellenadapter in den KUP-Anschluss des Gerätes einstecken.
3. Gerät einschalten. Der Schnittstellenadapter wird automatisch vom Gerät erkannt.

Kommunikationsparameter:

Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Parität) von Waage und Drucker / PC müssen übereinstimmen.

Schnittstelle: USB (Werkseinstellung)	
Baudrate	9600
Datenbits	8
Stopbits	1
Parität	keine

USB-Treiber:

Der für die Waage notwendige USB-Treiber ist bei Geräten, deren Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist, bereits vorinstalliert.

Wird das System nicht automatisch erkannt, so erhalten Sie den korrekten Treiber im Bereich Downloads auf www.kern-sohn.com.

Es wird als virtueller COM-Port erkannt und erhält einen entsprechend nummerierten Anschluss.

Beispiel (Microsoft Windows Geräte-Manager):

