

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSPEKTIONSKAMERA

PCE-DHM 2


DEUTSCH




User manuals in various languages (français, italiano, español, português, niederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

VERWENDUNG DES MIKROSKOPS


1. Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch an der Batterielasche, um die Batterien zu aktivieren.

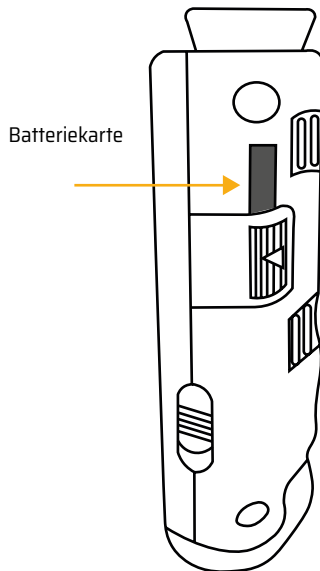

2. Schieben Sie den LED-Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten.

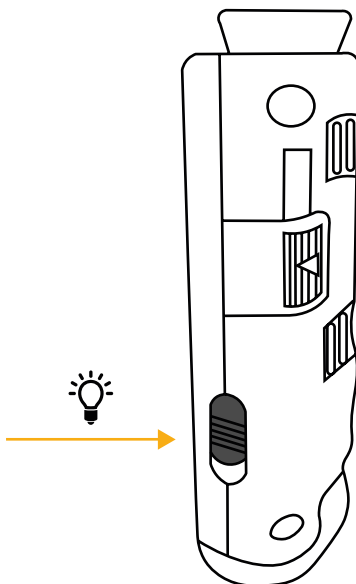


3. Platzieren Sie das Beobachtungsobjekt direkt unter der Objektivlinse. Das Mikroskop muss mit dem Objektiv bündig sein.
4. Stellen Sie den Vergrößerungsregler auf die gewünschte Vergrößerung ein.
5. Drehen Sie den Fokussiering, bis das Bild klar und scharf ist.

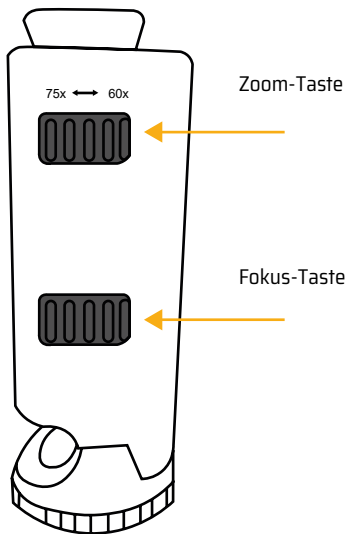

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Entfernen Sie das Batteriefach. Legen Sie drei neue G3-Batterien mit korrekter Polarität ein und setzen Sie das Batteriefach wieder ein.

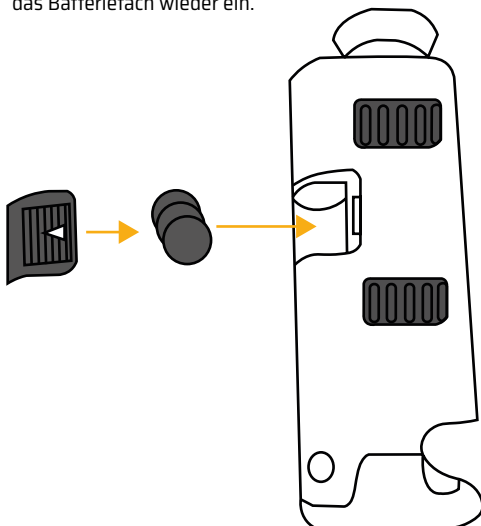

WARNUNG: Batterien: Das Mischen von alten und neuen, verschiedenen Marken oder Typen innerhalb von Marken kann dazu führen, dass Batterien auslaufen, sich überhitzen oder explodieren. Halten Sie sie von Feuer oder übermäßiger Hitze fern. Überprüfen Sie die Batterien auf Korrosion oder Auslaufen. Legen Sie sie in der angegebenen Richtung ein. Entsorgen Sie Knopfzellenbatterien sorgfältig. Bewahren Sie Knopfzellenbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARNUNG

1. Um Augenschäden zu vermeiden, das Mikroskop niemals gegen die Sonne richten oder das beleuchtete Mikroskop auf die Augen halten.
2. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Mikroskop für längere Zeit aufbewahren.
3. Das Gerät kann nach längerem Gebrauch warm werden. Dies ist normal und sollte nicht als Defekt angesehen werden.

PFLEGE

Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch, um alle Außenflächen, die Okularlinse, die Objektivlinse und beide Seiten eines vorbereiteten (versiegelten) Objektträgers vorsichtig abzuwischen.

Objektivlinse und beide Seiten eines vorbereiteten (versiegelten) Objektträgers ab, den Sie verwenden. Achten Sie darauf, dass beide Seiten des Objektträgers sauber sind, bevor Sie einen Objektträger für die Nassmontage vorbereiten. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, chemische Reiniger oder Lösungsmittel.

ENTSORGUNG

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV: PCE Deutschland GmbH, Im Langel 26, 59872 Meschede, Germany

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128

PCE INSTRUMENTS KONTAKT INFORMATION

Germany

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forêts
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

United States of America

PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel.: +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Denmark

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk