



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Manual de instrucciones

## Balanza de bolsillo

### KERN TEE

Versión 1.0  
11/2006  
E



TEE-BA-s-0610



# KERN TEE

Versión 1.0 11/2006

## Manual de instrucciones Balanza de bolsillo

### 1. Datos técnicos

- Campo de pesada (Max): 150 g
- Lectura (d): 0,1 g
- Temperatura y humedad: 18 – 25 °C  
max. 85% humedad del aire (non condensada)
- Alimentación eléctrica: baterías 2 x 1,5V „AAA“

### 2. Manejo

- Pulsar la tecla “**ON**”; la balanza indica “**8.8.8.8**” y después cambia a “**0.0**”.
- Poner el objeto a pesar sobre el platillo. En el display aparece el peso en gramos.
- Con la tecla “**ZERO**” se puede cambiar el display a “**0.0 g**”.
- Conmutación de las unidades de pesaje: de g ► OZ (boton debajo de la balanza)

### 3. Volumen de suministro

- Balanza de Bolsillo
- Tapa
- Baterías (2 x 1,5V „AAA“)
- Manual de instrucciones

### 4. Ajuste

- Pulsar la tecla “**CAL**” hasta que aparezca indicado “**CAL**”.
- Soltar la tecla “**CAL**”. En el display aparece “**100**”.
- Coloque la pesa recomendada de ajuste (100 g, clase M3, no añadido)
- El display cambia a “**F**”. El ajuste esta finalizado.
- Desviación en el display indica que el ajuste no está correcto.  
Iniciar el ajuste de nuevo.

### 5. Indicaciones importantes

- No sobrecargue la balanza (“E” indica un sobrecargo).
- Cuando aparecen campos electromagnéticos desviaciones de la indicación son posible.  
Cambiar el lugar de ubicación.
- Evitar ambientes con un alto nivel de humedad y vapores. La balanza no debe entrar en contacto directo con liquido.
- No cargue el platillo permanentemente.
- No utilizar jamás la balanza en recintos que contengan explosivos.
- Verificar periódicamente la balanza con la pesa de ajuste.
- **La garantía pierde su validez si se abre la balanza.**