

Instrucción resumida USB Instalación Convertidor – SAUTER AFH 12

Instalación del Hardware

- Introducir el convertidor AFH 12 (RS 232 por USB) al puerto USB

El CD controlador eventualmente se queda trasero del embalaje de la venta

- Activar y instalar el software del contralador

Después:

- Introducir el convertidor (RS 232 a USB) en el puerto USB

Instalación del Software

Asignación de la interfaz virtual COM (= puerto) al convertidor USB.

- Llamar "Control Panel"



- Llamar "System"
- En caso afirmativo alternar a "Category View"

👺 Control Panel								
File Edit View Favorites Tools	Help							
🕞 Back 🔹 🅥 🔹 🏂 🔎 Se	arch 😥 Fol	ders 👬 🕶						
Address 📴 Control Panel							*	🔁 Go
Control Panel		Rdd Hardware	🔯 Add or	Administrative	automatic		Date and Time	
Switch to Category View	Options		Remov	Tools	Updates	Manager_		
See Also	8	N		1		R		
🍪 Windows Update	Display	Folder Options	Fonts	Game Controllers	HP Quick Launc	Indexing Options	Intel(R) GMA Driver for	
Help and Support	Providence		1	Ċ			4	
	Internet Options	Java	Keyboard	Mouse	Network Connections	Phone and Modem	Power Options	
		<u> </u>	3	1	۲	5	O,	
	Printers and Faxes	Regional and Language	Scanners and Cameras	Scheduled Tasks	Security Center	SoundMAX	Sounds and Audio Devices	
	2			<u> </u>	3	6		
	Speech	System	Taskbar and Start Menu	User Accounts	Windows CardSpace	Windows Firewall	Wireless Network Set	



Instrucción resumida USB Instalación Convertidor – SAUTER AFH 12

- Seleccionar la carpeta "Hardware"
- Llamar "Device-Manager", administrador de dispositivos

ystem Properties 🛛 💽 🗙				
General Computer Name Hardware Advanced Remote				
Device Manager The Device Manager lists all the hardware devices installed on your computer. Use the Device Manager to change the properties of any device. Device Manager				
Drivers Driver Signing lets you make sure that installed drivers are compatible with Windows. Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers. Driver Signing Windows Update				
Hardware Profiles Hardware profiles provide a way for you to set up and store different hardware configurations. Hardware Profiles				
OK Cancel Apply				

Seleccionar "Puertos" (COM y LPT)

-





Instrucción resumida

USB Instalación Convertidor – SAUTER AFH 12

- Seleccionar "Prolific USB .." En otros productos de este tipo, la designación se puede variar en este lugar.
- Seleccionar la carpeta "Port Settings"
- Clicar en "Advanced"

Communications Port (CDM1) Properties		
Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1	Advanced Settings for COM1	<u>?</u> X
Flow control None	✓ Use FIFD buffers (requires 16550 compatible UART) Select lower settings to correct connection problems. Select higher settings for faster performance. Receive Buffer: Low (1)	OK Cancel Defaults
OK Cancel	Transmit Buffer: Low (1)	

- Selección del puerto COM correspondiente
- Luego: Selección correspondiente del puerto mismo COM en el software de aplicación

(por ejemplo:)

- o KERN Balanza Conexión SCD-4.0
- o SAUTER AFH-01
- o SAUTER ATC-01 / ATD-01



Tel: +49-[0]7433- 9976-174 Fax: +49-[0]7433-9976-285 Internet: www. sauter.eu

Instrucción resumida USB Instalación Convertidor – SAUTER AFH 12

Por ejemplo:

🔜 A	🖼 AFH-01					
Datei Ansicht Hilfe						
		the second second				
		: • # B &				
	Jeu sgeräte	+⊐ ×				
S I						
erie		000				
0	23	5				
18	Jan					
stell	FH 100	FT 200				
0						
8						
3						
ess	100					
ger	5					
ate	10					
	511.101					
	FH 10k					
ſ						
	Eigenschaften					
	áblesbarkeit	0.05				
	Gerätetun	FH				
	max Meßbereich	100				
	min Meßbereich	-100				
	Name	FH 100				
	Vorzeichenumkehr	Nein				
E	Einstellungen					
	Anschluss	СОМ1				
	Einheit	N				
E	Gerätebefehle					
	Stabiler Messwert	9				

Solución de problemas

- Para el programa KERN "Bottle.exe" de la balanza Stockmaster Bottleweighing hay que seleccionar por fuerza "COM 1".
- <u>En caso de que "COM 1" ya está ocupado</u> y no está selecionable, la causa habitualmente está, que un otro aparato de la periferia está ocupando este puerto (p.e. un puntero de ratón, impresora, teléfono móvil etcétera).

A partir de aquí son puntos básicos por "COM 1 ya ocupado"

- Hay que separar todos los aparatos de la perifería del PC para desocupar de este manera el "COM 1".
- > Apagar el ordenador y encender de nuevo
- > Introducir el convertidor AFH 12 y seleccionar COM 1 en el modo manual (véase arriba)
- Después el convertidor RS 232 está clasificado a "COM 1", el otro aparato de la periferia se puede estar conectado de nuevo.



Instrucción resumida

USB Instalación Convertidor – SAUTER AFH 12

Eventualmente, hay que repetir este proceso de la asignación manual del Puerto COM después cada inicio del ordenador

3. El convertidor AFH 12 / adaptador no está descubrido entre "Administrador de Dispositivos" (inglés: Device Manager)

- > Inserir el CD del instalación y ejecutar (Mini-CD)
- > Proceso de instalación, véase arriba

4. Instalación del controlador, en caso de que el CD no se instala mismo

- 1. Introducir el convertidor USB en el ordinador
- 2. Llamar el convertidor USB en el adminstrador de dispositivos



3. Clicar le dispositivo seleccionado con la tecla derecha del puntero del ratón



Tel: +49-[0]7433- 9976-174 Fax: +49-[0]7433-9976-285 Internet: www. sauter.eu

Instrucción resumida USB Instalación Convertidor – SAUTER AFH 12

1. Selección " actualizar el controlador"



- 2. Inserir el CD de controlador en el ordinador
- 3. Clicar "No, esta vez no" a la cuestión para la busca online del controlador



- 4. Selección: "Instalar el Software automático"
- 5. Seleccionar un controlador adecuado en la lista de propuestas
- 6. Instalar y terminado.