



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tlfn.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax.: +49-[0]7433-9933-149

Web: www.kern-sohn.com

Manual de instalación del soporte

KERN SFB-A01

Versión 1.0

11/2012

E



SFB-A01-IA-s-1210



KERN SFB-A01

Versión 1.0 11/2012

Manual de instalación del soporte

Índice

1	Datos técnicos	2
2	Elementos entregados.....	3
3	Montaje	3
3.1	Montaje del soporte en la balanza.....	3
3.2	Instalación del panel de control en el soporte	4


El soporte SFB-A01 está previsto para el uso con los siguientes modelos de balanzas SFB:

- SFB 60K2XLM
- SFB 100K2L
- SFB 100K2LM
- SFB 100K2XL
- SFB 100K2XLM
- SFB 200K 2XL
- SFB 300K1LM

1 Datos técnicos


Altura del soporte	60 cm
Masa neta	1800 g


2 Elementos entregados

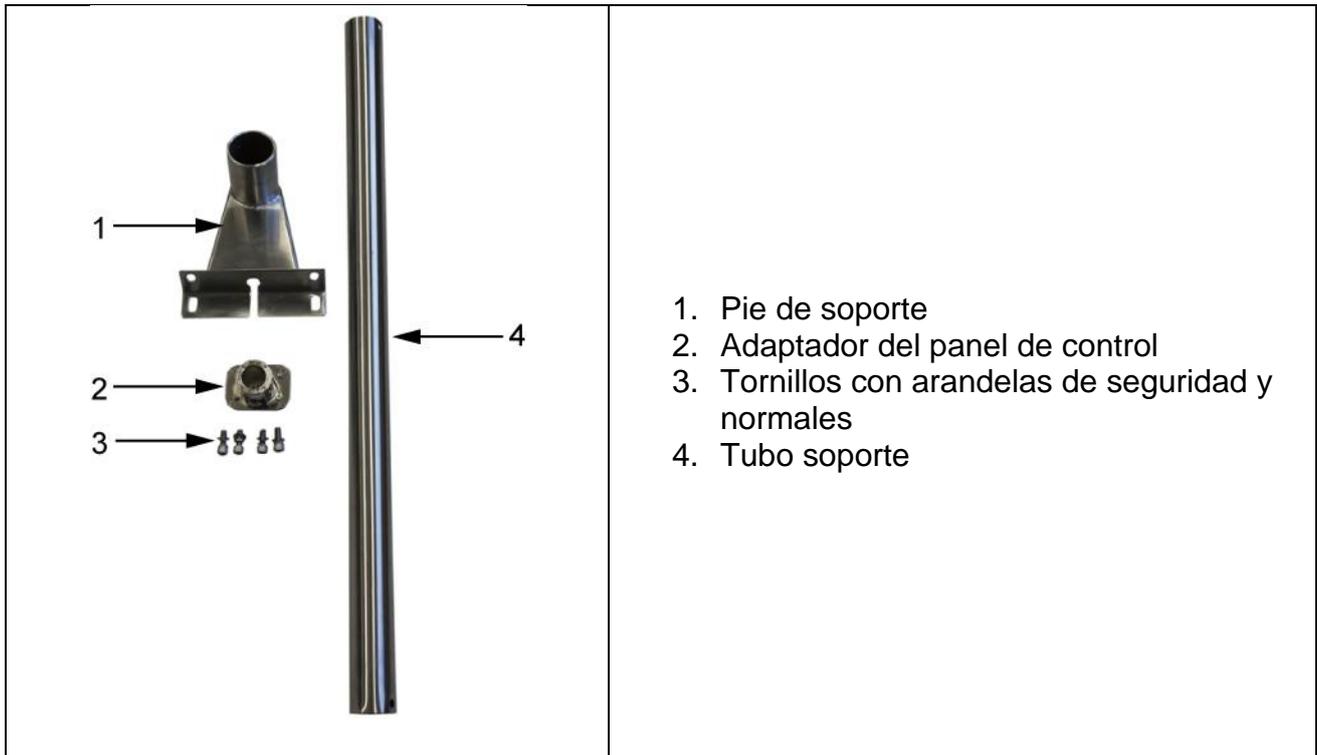

3 Montaje

3.1 Montaje del soporte en la balanza

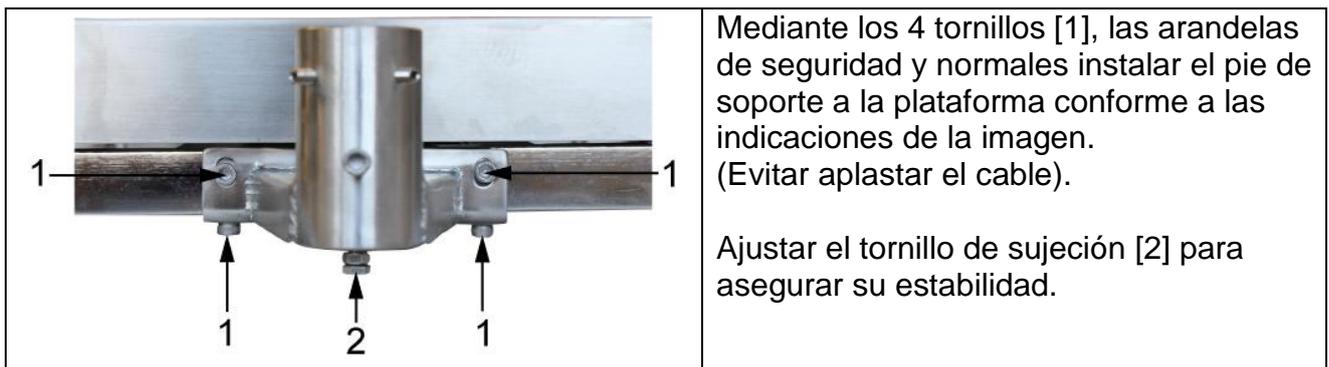

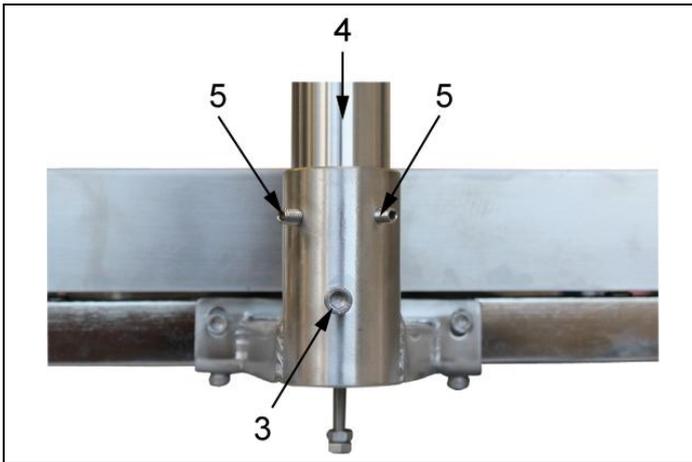


Quitar el tornillo [3] del pie del soporte. Sacar el tubo del soporte [4] lo suficiente para que el agujero del soporte coincida con el agujero existente en el pie del soporte. Volver a ajustar el tornillo [3]. Bloquear el tubo del soporte con los tornillos [5].

3.2 Instalación del panel de control en el soporte



Mediante los 4 tornillos [7] fijar el adaptador del panel de control [6] al panel de control, como se indica en la imagen. El tornillo del adaptador ha de coincidir en el mismo lado que el agujero que se encuentra en el tubo del soporte.

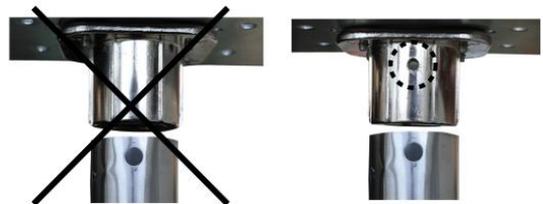

Mediante el tornillo del adaptador bloquear el panel de control encima del soporte. Usar los precintos de plástico para ajustar el cable de forma que no moleste en el proceso de pesaje.