



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tlfn.: +49-[0]7433-9933-0

Fax.: +49-[0]7433-9933-149

Web: www.kern-sohn.com

Manual de instalación del soporte

KERN SFE-A01 / A02 / A03

Versión 2.0

04/2014

E



пример SFE-A02

SFE-A01/A02/A03-IA-s-1420



KERN SFE-A01 / A02 / A03

Versión 2.0 04/2014

Manual de instalación del soporte

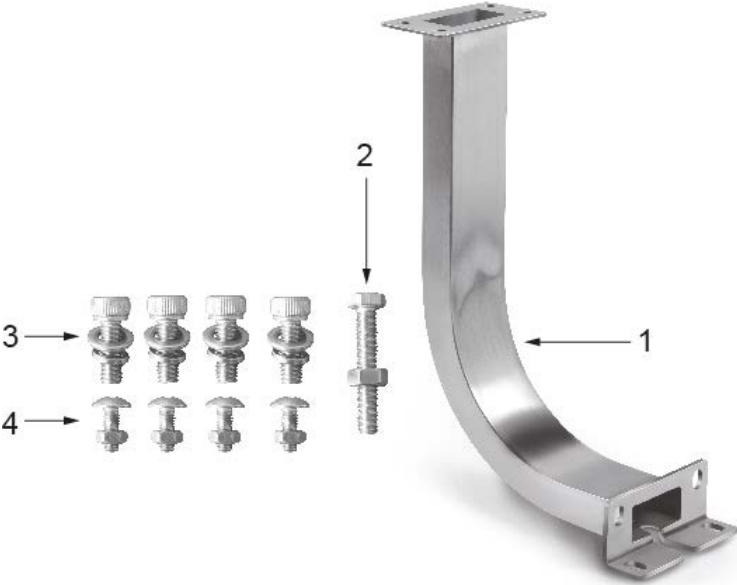
Índice

1	Datos técnicos	2
2	Elementos entregados.....	3
3	Montaje	3
3.1	Montaje del soporte en la balanza.....	3
3.2	Instalación del panel de control en el soporte	4

1 Datos técnicos

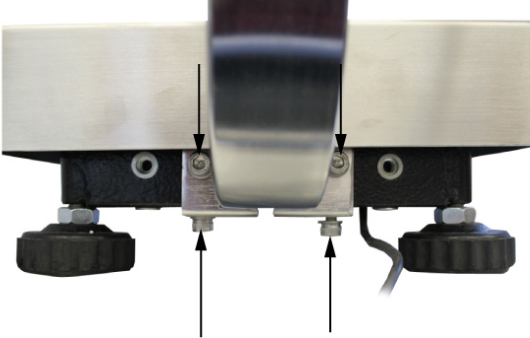
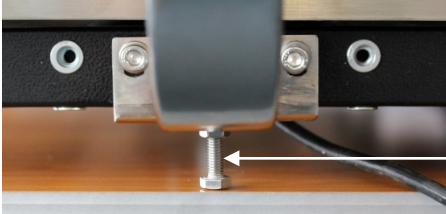
KERN	SFE-A01	SFE-A02	SFE-A03
Altura del soporte	20 cm	40 cm	60 cm
Masa neta	800 g	1600 g	2400 g
Para los modelos de SFE con plato de pesaje (mm)	todos los tamaños	400 x 300 x 118 500 x 400 x 137 650 x 500 x 142	500 x 400 x 137 650 x 500 x 142

2 Elementos entregados

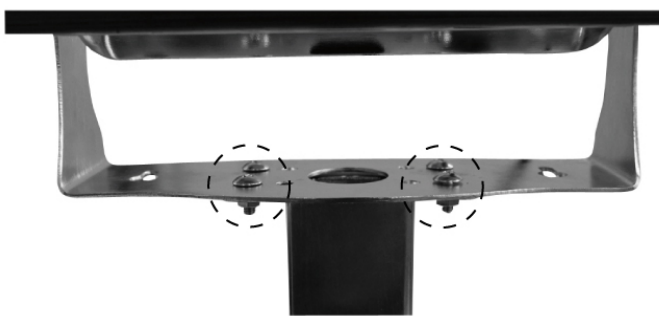
	1. Soporte 2. Tornillo de sujeción 3. 4 tornillos (grandes) con arandelas de seguridad y normales de montaje 4. 4 tornillos (pequeños) con arandelas para instalar la pantalla
---	--

3 Montaje

3.1 Montaje del soporte en la balanza

	Mediante los 4 tornillos grandes, las arandelas de seguridad y normales instalar el pie de soporte a la plataforma conforme a las indicaciones de la imagen.
	Ajustar el tornillo de sujeción para asegurar su estabilidad.

3.2 Instalación del panel de control en el soporte

	Mediante los 4 tornillos pequeños y las arandelas fijar la pantalla al soporte, conforme a las indicaciones de la imagen. Usar los precintos de plástico para ajustar el cable de forma que no moleste en el proceso de pesaje.
---	---