



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Haken für Unterflurwägung

KERN FEJ-A06

Version 1.0

2022-07

D



TFEJ-A06-A-IA-d-2210



KERN FEJ-A06

Version 1.0 2022-07

Installationsanleitung Haken für Unterflurwägung



1 Lieferumfang

1. Haken zur Unterflurwägung	
2. Betriebsanleitung	

2 Montage

Gegenstände, welche aufgrund ihrer Größe oder Form nicht auf die Waagschale gestellt werden können, können mit Hilfe einer Unterflurwägung gewogen werden. Hierfür gehen Sie wie folgt vor:

1. Waage ausschalten
2. Waage umdrehen
3. Verschlussdeckel am Waagenboden öffnen

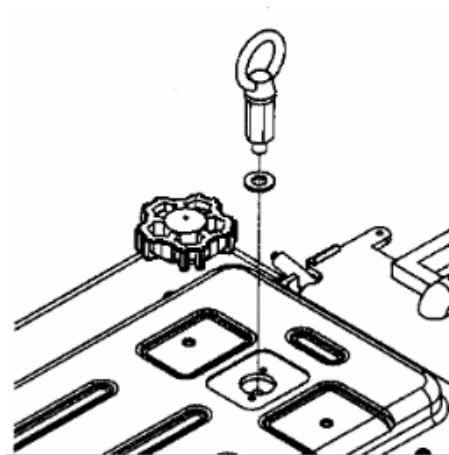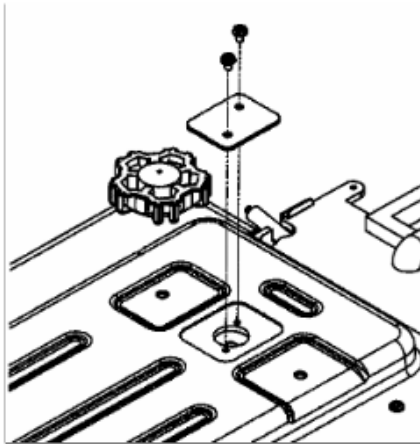

4. Unterlegscheibe über die Bohrung legen und Haken zur Unterflurwägung vorsichtig und vollständig bis zum Anschlag eindrehen (handfest anziehen → Überdrehen kann zur Beschädigung der Waage führen)
5. Waage über eine Öffnung stellen
6. Zum Wiegen, das Wägegut an den Haken hängen

VORSICHT!



- Achten Sie unbedingt darauf, dass der für die Unterflurwägung verwendete Haken stabil genug ist, um das gewünschte Wägegut sicher zu halten (Bruchgefahr).
- Es ist stets darauf zu achten, dass sich unter der Last keine Lebewesen oder Gegenstände befinden, die Schaden nehmen könnten.



Nach Beendigung der Unterflurwägung muss die Öffnung am Waagenboden unbedingt wieder verschlossen werden (Staubschutz).