

AquaProof® LaborScale 3.000




-  **DE** Gebrauchsanleitung
-  **GB** Operating Instructions
-  **FR** Notice d'emploi
-  **NL** Gebruiksaanwijzing
-  **ES** Instrucciones de uso
-  **PT** Instruções de uso
-  **IT** Istruzioni d'uso
-  **DK** Bruksanvisning
-  **NO** Bruksanvisning
-  **SE** Instruktionsbok

-  **FI** Käyttöohje
-  **HU** Használati útmutató
-  **PL** Instrukcja użytkowania
-  **CZ** Návod k použití
-  **RO** Instrucțiuni de folosință
-  **BG** ръководство на потребителя
-  **UA** Керівництво користувача
-  **RU** руководство пользователя
-  **TR** Kullanım Kılavuzu
-  **GR** οδηγίες χρήσης



AquaProof® LaborScale 3.000

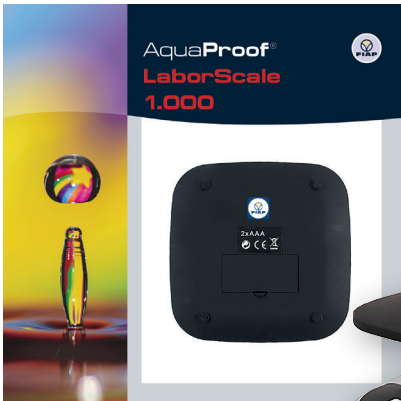



HINWEISE ZU DIESER BETRIEBSANLEITUNG

Herzlich Willkommen bei FIAP GmbH.

Mit dem Kauf des Produkts **AquaProof® LaborScale 3.000** – digitale Laborwaage haben Sie eine sehr gute Wahl getroffen. Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Betriebsanleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut. Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Betriebsanleitung durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Betriebsanleitung weiter.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

AquaProof® LaborScale 3.000 – im Weiteren digitale Laborwaage genannt, darf ausschließlich zum Wiegen verwendet werden. Auch alle anderen Teile aus dem Lieferumfang dürfen nur in diesem Zusammenhang verwendet werden.

HINWEISE ZU DIESER BETRIEBSANLEITUNG

Es können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und unsachgemäßer Behandlung Gefahren von diesem Gerät für Personen entstehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt die Haftung unsererseits sowie die allgemeine Betriebserlaubnis.

CE-HERSTELLERERKLÄRUNG

Im Sinne der EG-Richtlinie EMV-Richtlinie (2014/30/EU) sowie der Niederspannungsrichtlinie

(2014/35/EU) erklären wir die Konformität.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

AquaProof® LaborScale 3.000

SICHERHEITSHINWEISE BATTERIE

Achten Sie beim Einlegen der Primärbatterien auf die richtige Polung. Entfernen Sie die Primärbatterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Primärbatterien können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Primärbatterien sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen. Bewahren Sie Primärbatterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Primärbatterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten. Alle Primärbatterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Primärbatterien im Gerät kann zum Auslaufen der Primärbatterien und zur Beschädigung des Geräts führen. Nehmen Sie keine Primärbatterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Primärbatterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

AUFSTELLEN UND INBETRIEBNAHME

Diese elektronische digitale Waage ist bequem zu tragen, wiegt präzise und funktioniert zuverlässig. Es kann notwendig sein, die Waage vor dem ersten Gebrauch zu kalibrieren. Setzen Sie die Waage weder extremer Hitze oder Kälte aus. Am besten funktioniert sie bei normaler Raumtemperatur. Vor Inbetriebnahme sollte sich die Waage mindestens eine Stunde lang an die normale Raumtemperatur akklimatisieren. Geben Sie Ihrer Waage ausreichend Zeit zum Warmlaufen. In der Regel 30-60 Sekunden vor der Kalibrierung, damit sich die internen Komponenten ausreichend angleichen können. Bewahren Sie Ihre Waage in einer sauberen Umgebung auf. Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Vibrationen, Luftströmungen und ein geringer Abstand zu anderen elektronischen Geräten können die Zuverlässigkeit und Genauigkeit Ihrer Waage beeinträchtigen.

Behandeln Sie die Waage mit Sorgfalt. Legen Sie alle zu wiegenden Gegenstände vorsichtig auf die Ablagefläche. Obwohl die Waage sehr robust ist, sollten Sie eine grobe Behandlung vermeiden, da dies den internen Sensor dauerhaft beschädigen kann. Vermeiden Sie es, die Waage zu schütteln, fallen zu lassen oder anderweitig zu erschüttern. Dies ist ein Präzisionsinstrument und muss mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.

Betreiben Sie die Waage nur auf einer stabilen, vibrationsfreien Oberfläche.

Des Weiteren hat sie folgende Funktionen: Tare, Auto-Off, Zählfunktion, Einheiten austausch und ein LCD-Display.

Batterie einbauen:

Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Waage, legen Sie 2 Stück 1,5 V x 2 AAA-Batterien in die Waage, achten Sie auf die Polarität der Batterien und schließen Sie dann die Abdeckung.

Betrieb:

Stellen Sie die Waage auf eine waagerechte, ebene Fläche und drücken Sie den ON/OFF-Schalter. Warten Sie, bis „0.0“ angezeigt wird. Legen Sie das/die Objekt(e) auf die Wägeplattform.



Zählfunktion:

Legen Sie die entsprechende Menge an Waren, die Sie zählen wollen, als Probe ein (25, 50, 75, 100). Halten Sie die Taste „pcs“ zwei Sekunden lang gedrückt, dann wird „100“ angezeigt. Drücken Sie die Taste „MODE“ und Sie sehen (25, 50, 75, 100). Bitte wählen Sie die Nummer aus, die Sie als Probennummer verwenden möchten. Drücken Sie dann die Taste „pcs“, um die Auswahl zu bestätigen.

Jetzt können Sie die Waren, die Sie zählen möchten, auf die Mitte der Plattform legen und die LCD-Anzeige zeigt die aktuelle Anzahl der Waren auf der Plattform an.

Kalibrierung:

Standardkalibrierung (wenn die LCD-Anzeige nach dem Einschalten der Waage „0.0“ oder „QUE2“ anzeigt), schalten Sie die Waage durch Drücken der „ON/OFF“-Taste ein, drücken Sie die „MODE“-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die LCD-Anzeige „CAL“ anzeigt.

Drücken Sie dann erneut die Taste „MODE“, nachdem die LCD-Anzeige dreimal „CAL“ und „100.0“ (abhängig von der Kapazität Ihrer Waage) angezeigt hat.

Wollen Sie die Waage auf ein bestimmtes Gewicht kalibrieren, fügen Sie 100 g (je nach Kapazität Ihrer Waage) Standard-Kalibrierungsgewicht hinzu, warten Sie 3 - 4 Sekunden, bis das LCD-Display „PASS“ und dann „100.0“ anzeigt. Legen Sie das Kalibrierungsgewicht weg und drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Waage auszuschalten.

Tara Wiegen:

Schalten Sie die Waage wie oben beschrieben ein. Legen Sie den zu tarierenden Gegenstand auf die Plattform. Drücken Sie TARA und warten Sie, bis „0.0“ (oder „0.00“) angezeigt wird. Fügen Sie das „Nettogewicht des Artikels“ hinzu.

Spezifikationen:

Wiegt bis zu 3.000 g mit einer Genauigkeit von 0,01 g bei 100 - 600 g und 0,1 g bei 1.000 - 3.000 g. Die Waage wiegt in den Einheiten g, oz, dwt und gn und schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden ohne Bedienung aus. Betriebstemperatur liegt bei 10-30°C. Die Maße der Waage selbst sind 145 x 145 x 24 mm und das Gewicht beträgt 291 g. Zudem kommt die Waage mit einer dazugehörigen Schutzhülle.

ENTSORGUNG PRIMÄRBATTERIEN UND AKKUS

Verbraucher/innen sind gesetzlich dazu verpflichtet, verbrauchte Primärbatterien und Akkumulatoren (Akkus) in den Sammelboxen im Handel zu entsorgen, die überall dort vorhanden sind, wo Primärbatterien und Akkumulatoren (Akkus) verkauft werden. Auch Kommunen nehmen Alt-Primärbatterien und Alt-Akkumulatoren (Akkus) zurück, beispielsweise auf Wertstoffhöfen. Die getrennte Sammlung hält zum einen die Schadstoffe aus Hausmüll und Umwelt fern, zum anderen ermöglicht sie die Rückgewinnung wertvoller Stoffe wie z. B. Stahl, Zink und Nickel.

Das Gerät ist gemäß den nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Gerät durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar machen und über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem entsorgen. Falls im Gerät Leuchtmittel enthalten sind, sind diese über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem zu entsorgen.

Fragen Sie Ihren Fachhändler.

AquaProof® LaborScale 3.000

NOTES ON THIS OPERATING MANUAL

Welcome to FIAP GmbH.

By purchasing the product **AquaProof® LaborScale 3.000** - digital laboratory you have made a very good choice. Before using the instrument for the first time, please read the operating instructions carefully and familiarize yourself with the product. All work on and with this device may only be carried out in accordance with these operating instructions. It is essential that you observe the safety instructions for correct and safe use. Keep these operating instructions in a safe place. If there is a change of ownership, please pass the operating instructions on to the next owner.

INTENDED USE

AquaProof® LaborScale 3.000 - digital laboratory balance, hereinafter referred to as digital laboratory balance, may only be used for weighing. All other parts included in the scope of delivery may also only be used in this context.

IMPROPER USE

Danger to persons may arise from this device if it is used for purposes other than those for which it is intended.

This device may pose a risk to personnel if it is used for purposes other than those for which it is intended. In case of improper use, our liability as well as the general operating permit will expire.

CE MANUFACTURER'S DECLARATION

In accordance with the EC Directive EMC Directive (2014/30/EU) as well as the Low Voltage Directive (2014/35/EU) we declare conformity.

In accordance with the EC Directive EMC Directive (2014/30/EU) as well as the Low Voltage Directive (2014/35/EU) we declare conformity.

SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision. Be sure to observe the safety instructions for correct and safe use. Keep these instructions in a safe place.

If there is a change of ownership, please pass on the instructions.



BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

When inserting the primary batteries, ensure that the polarity is correct. Remove the primary batteries if you are not going to use the instrument for a long period of time to avoid damage due to leakage. Leaking or damaged primary batteries can cause acid burns if they come into contact with the skin. You should therefore wear protective gloves when handling damaged primary batteries. Keep primary batteries out of the reach of children. Do not leave primary batteries lying around freely as they could be swallowed by children or pets. All primary batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new primary batteries in the instrument may cause the primary batteries to leak and damage the instrument. Do not disassemble, short circuit, or throw primary batteries into a fire. Never attempt to charge primary batteries that cannot be recharged. There is a risk of explosion!

SET UP AND COMMISSIONING

This electronic digital scale is comfortable to carry, weighs accurately and works reliably. It may be necessary to calibrate the scale before first use. Do not expose the scale to extreme heat or cold. It works best at normal room temperature. The scale should acclimatise to normal room temperature for at least one hour before use. Give your scale sufficient time to warm up. Usually 30-60 seconds before calibration to allow the internal components to adjust sufficiently. Keep your scale in a clean environment. Dust, dirt, moisture, vibration, air currents and close proximity to other electronic equipment can affect the reliability and accuracy of your scale.

Handle the scale with care. Place all items to be weighed carefully on the storage surface. Although the scale is very robust, avoid rough handling as this may permanently damage the internal sensor.

Avoid shaking, dropping or otherwise jarring the scale. This is a precision instrument and must be handled with extreme care.

Operate the scale only on a stable, vibration-free surface.

Furthermore, it has the following functions: Tare, Auto-Off, Counting function, Unit exchange and an LCD display.

Install the battery:

Open the battery cover on the back of the scale, insert 2 pieces of 1.5 V x 2 AAA batteries into the scale, pay attention to the polarity of the batteries, then close the cover.

Operation:

Place the scale on a level, flat surface and press the ON/OFF switch. Wait until „0.0“ is displayed. Place the object(s) on the weighing platform.

Counting function:

Place the appropriate amount of goods you want to count as a sample (25, 50, 75, 100). Press and hold the „pcs“ key for two seconds, then „100“ is displayed. Press the „MODE“ key and you will see (25, 50, 75, 100). Please select the number you want to use as the sample number. Then press the „pcs“ button to confirm the selection.

Now you can place the goods you want to count on the centre of the platform and the LCD will show the current number of goods on the platform.

AquaProof® LaborScale 3.000

Calibration:

Standard calibration (when the LCD displays „0.0“ or „0UE2“ after the scale is turned on), turn on the scale by pressing the „ON/OFF“ button, press and hold the „MODE“ button until the LCD displays „CAL“. Then press the „MODE“ button again after the LCD display shows „CAL“ three times and „100.0“ (depending on the capacity of your scale).

If you want to calibrate the scale to a specific weight, add 100 g (depending on the capacity of your scale) standard calibration weight, wait 3 - 4 seconds until the LCD display shows „PASS“ and then „100.0“. Put away the calibration weight and press the ON/OFF button to switch off the scale.

Tare weighing:

Switch on the scale as described above. Place the item to be tared on the platform. Press TARE and wait until „0.0“ (or „0.00“) is displayed. Add the „net weight of the item“.

Specifications:

Weighs up to 3,000 g with an accuracy of 0.01 g for 100 - 600 g and 0.1 g for 1,000 - 3,000 g. The scale weighs in units of g, oz, dwt and gn and automatically switches off after 30 seconds without operation. Operating temperature is 10-30°C. The dimensions of the scale itself are 145 x 145 x 24 mm and the weight is 291 g. In addition, the scale comes with an accompanying protective cover.

DISPOSAL OF PRIMARY BATTERIES AND ACCUMULATORS

Consumers are required by law to dispose of used primary batteries and accumulators (rechargeable batteries) in retail collection boxes located wherever primary batteries and accumulators (rechargeable batteries) are sold. Municipalities also take back used primary batteries and used accumulators (batteries), for example at recycling centers. On the one hand, separate collection keeps pollutants out of household waste and the environment, and on the other hand, it enables the recovery of valuable materials such as steel, zinc and nickel.

The device must be disposed of in accordance with national legal regulations. This device must not be disposed of as household waste. Make the device unusable by cutting off the cables and dispose of it via the designated return system.

If the device contains illuminants, these must be disposed of via the return system provided for this purpose.

Ask your specialist dealer.

REMARQUES SUR CE MODE D'EMPLOI

Bienvenue chez FIAP GmbH.

En achetant le produit **AquaProof® LaborScale 3.000** - balance de laboratoire, vous avez fait un très bon choix. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et vous familiariser avec le produit. Tous les travaux sur et avec cet appareil ne doivent être effectués que conformément au présent mode d'emploi. Respectez impérativement les consignes de sécurité pour une utilisation correcte et sûre. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. En cas de changement de propriétaire, veuillez transmettre le mode d'emploi.

UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION

AquaProof® LaborScale 3.000 - balance de laboratoire numérique, ci-après dénommée balance de laboratoire numérique, ne doit être utilisée que pour le pesage. Toutes les autres pièces fournies avec l'appareil ne doivent être utilisées que dans ce contexte.

UTILISATION NON CONFORME

Une utilisation non conforme et un traitement non approprié peuvent entraîner des dommages pour les personnes.

cet appareil présente des risques pour les personnes. En cas d'utilisation non conforme, notre responsabilité ainsi que l'autorisation générale d'exploitation sont annulées.

DÉCLARATION CE DU FABRICANT

Au sens de la directive européenne CEM (2014/30/UE) ainsi que de la directive basse tension (2014/35/UE), nous déclarons la conformité.

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques qui en résultent.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Respectez impérativement les consignes de sécurité pour une utilisation correcte et sûre. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. En cas de changement de propriétaire, veuillez transmettre ce mode d'emploi.

AquaProof® LaborScale 3.000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE

Veillez à respecter la polarité des piles primaires lorsque vous les insérez. Retirez les piles primaires si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période afin d'éviter tout dommage dû à une fuite. Les piles primaires qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures par acide en cas de contact avec la peau. Il convient donc de porter des gants de protection lorsque vous manipulez des piles primaires endommagées. Conservez les piles primaires hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner les piles primaires, car elles pourraient être avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Toutes les piles primaires doivent être remplacées au même moment. Le mélange de piles primaires usagées et neuves dans l'appareil peut entraîner une fuite des piles primaires et endommager l'appareil. Ne démontez pas les piles primaires, ne les court-circuitez pas et ne les jetez pas au feu. N'essayez jamais de recharger des piles primaires non rechargeables. Il y a un risque d'explosion !

MISE EN PLACE ET MISE EN SERVICE

Cette balance électronique numérique est confortable à porter, pèse avec précision et fonctionne de manière fiable. Il peut être nécessaire de calibrer la balance avant la première utilisation. N'exposez pas la balance à une chaleur ou un froid extrêmes. Elle fonctionne mieux à température ambiante normale. Avant d'être utilisée, la balance doit s'habituer à la température ambiante normale pendant au moins une heure. Laissez à votre balance suffisamment de temps pour se réchauffer. En règle générale, 30 à 60 secondes avant l'étalonnage, afin que les composants internes puissent s'adapter suffisamment. Conservez votre balance dans un environnement propre. La poussière, la saleté, l'humidité, les vibrations, les courants d'air et une faible distance par rapport à d'autres appareils électroniques peuvent nuire à la fiabilité et à la précision de votre balance. Manipulez la balance avec soin. Placez avec précaution tous les objets à peser sur le plateau de la balance. Bien que la balance soit très robuste, ne la manipulez pas brutalement, car cela pourrait endommager définitivement le capteur interne. Évitez de secouer la balance, de la faire tomber ou de la faire vibrer de quelque manière que ce soit. Il s'agit d'un instrument de précision qui doit être manipulé avec le plus grand soin.

N'utilisez la balance que sur une surface stable et sans vibrations.

En outre, elle dispose des fonctions suivantes : Tare, arrêt automatique, fonction de comptage, échange d'unités et affichage LCD.

Insertion de la pile :

Ouvrez le couvercle des piles au dos de la balance, insérez 2 piles 1,5 V x 2 AAA dans la balance, respectez la polarité des piles et refermez le couvercle.

Utilisation :

Placez la balance sur une surface plane et horizontale et appuyez sur le bouton ON/OFF.

Attendez que „0.0“ s'affiche sur l'écran. Posez le(s) objet(s) sur le plateau de pesée.

Fonction de comptage :

Placez la quantité correspondante de l'article que vous souhaitez compter comme échantillon (25, 50, 75, 100).



Maintenez la touche „Stk“ appuyée pendant deux secondes, „100“ s’affiche alors sur l’écran. Appuyez sur le bouton „MODE“ et vous verrez {25, 50, 75, 100}. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser comme numéro d’échantillon. Appuyez ensuite sur la touche „pcs“ pour confirmer votre choix.

Vous pouvez maintenant placer les marchandises que vous souhaitez compter au centre de la plate-forme et l’écran LCD affichera le nombre actuel de marchandises sur la plate-forme.

Calibrage : Calibrage standard (lorsque l’écran LCD affiche „0.0“ ou „0UE2“ après la mise en marche de la balance) : Allumez la balance en appuyant sur le bouton „ON/OFF“, appuyez sur le bouton „MODE“ et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran LCD affiche „CAL“. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche „MODE“ après que l’écran LCD ait affiché trois fois „CAL“ et „100.0“ (selon la capacité de votre balance).

Si vous souhaitez calibrer la balance à un poids spécifique, ajoutez 100 g (selon la capacité de votre balance) du poids de calibrage standard, attendez 3 à 4 secondes jusqu’à ce que l’écran LCD affiche „PASS“ puis „100.0“. Rangez le poids de calibrage et appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre la balance hors tension.

Peser la tare : Allumez la balance comme décrit ci-dessus. Posez l’objet à tarer sur la plate-forme. Appuyez sur TARE et attendez que „0.0“ (ou „0.00“) s’affiche sur l’écran. Ajoutez le „poids net de l’article“.

Spécifications :

Pèse jusqu’à 3.000 g avec une précision de 0,01 g pour 100 - 600 g et 0,1 g pour 1.000 - 3.000 g. La balance pèse dans les unités g, oz, dwt et gn et s’éteint automatiquement après 30 secondes sans opération. La température de fonctionnement est de 10-30°C. La balance elle-même a des dimensions de 145 x 145 x 24 mm et un poids de 291 g. En outre, la balance est livrée avec une housse de protection adaptée.

ELIMINATION DES PILES ET ACCUMULATEURS PRIMAIRES

Les consommateurs sont légalement tenus de jeter les piles primaires et les accumulateurs (batteries) usagés dans les boîtes de collecte disponibles dans le commerce, partout où des piles primaires et des accumulateurs (batteries) sont vendus. Les municipalités reprennent également les piles et accumulateurs primaires usagés, par exemple dans les centres de recyclage. La collecte séparée permet d’une part d’éloigner les substances nocives des déchets ménagers et de l’environnement, et d’autre part de récupérer des matériaux précieux tels que l’acier, le zinc et le nickel.

L’appareil doit être éliminé conformément aux dispositions légales nationales. Cet appareil ne doit pas être éliminé comme déchet ménager. Rendre l’appareil inutilisable en coupant les câbles et l’éliminer via le système de collecte prévu à cet effet.

Si l’appareil contient des lampes, celles-ci doivent être éliminées via le système de collecte prévu à cet effet.

Demandez à votre revendeur spécialisé.

AquaProof® LaborScale 3.000

OPMERKINGEN OVER DEZE HANDLEIDING

Welkom bij FIAP GmbH.

Met de aankoop van het product AquaProof® LaborScale 3.000 - digitale laboratoriumweegschaal heeft u een zeer goede keuze gemaakt. Lees voor het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en maak u vertrouwd met het product. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend volgens deze gebruiksaanwijzing worden uitgevoerd. Let op de veiligheidsvoorschriften voor een correct en veilig gebruik. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Als de eigenaar verandert, geef dan de gebruiksaanwijzing door.

BEOOGD GEBRUIK

AquaProof® LaborScale 3.000 - digitale laboratoriumweegschaal, hierna digitale laboratoriumweegschaal genoemd, mag alleen worden gebruikt voor het wegen. Ook alle andere onderdelen die tot de leveringsomvang behoren, mogen alleen in dit verband worden gebruikt.

ONJUIST GEBRUIK

Dit apparaat kan gevaar voor personen opleveren als het niet voor het beoogde doel wordt gebruikt of als het niet op de juiste wijze wordt gebruikt.

Dit apparaat kan gevaar voor personen opleveren als het niet volgens de voorschriften wordt gebruikt. Bij oneigenlijk gebruik vervalt onze aansprakelijkheid alsmede de algemene gebruiksvergunning.

CE-VERKLARING VAN DE FABRIKANT

In overeenstemming met de EG-richtlijn EMC-richtlijn (2014/30/EU) en de laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) verklaren wij conformiteit.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Volg de veiligheidsinstructies voor een correct en veilig gebruik. Bewaar deze instructies op een veilige plaats.

Als er een verandering van eigenaar is, geef dan de instructies door aan de volgende eigenaar.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN

Let bij het plaatsen van de primaire batterijen op de juiste polariteit. Verwijder de primaire batterijen als u het toestel lange tijd niet gaat gebruiken om schade door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde primaire batterijen kunnen zure brandwonden veroorzaken als ze in contact komen met de huid. Daarom moet u beschermende handschoenen dragen bij het hanteren van beschadigde primaire batterijen. Houd primaire batterijen buiten het bereik van kinderen. Laat geen primaire batterijen rondslingeren, omdat ze door kinderen of huisdieren kunnen worden ingeslikt. Alle primaire batterijen moeten tegelijkertijd worden vervangen. Het mengen van oude en nieuwe primaire batterijen in het apparaat kan ertoe leiden dat de primaire batterijen gaan lekken en het apparaat beschadigen. Niet demonteren, kortsluiten of primaire batterijen in het vuur gooien. Probeer nooit primaire batterijen op te laden die niet kunnen worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar!

OPZETTEN EN BEGINNEN

Deze elektronische digitale weegschaal is comfortabel te dragen, weegt nauwkeurig en werkt betrouwbaar. Het kan nodig zijn de weegschaal voor het eerste gebruik te kalibreren. Stel de weegschaal niet bloot aan extreme hitte of koude. Het werkt het best bij normale kamertemperatuur. De weegschaal moet minstens een uur voor gebruik wennen aan de normale kamertemperatuur. Geef uw weegschaal voldoende tijd om op te warmen. Gewoonlijk 30-60 seconden voor de kalibratie, zodat de interne componenten zich voldoende kunnen aanpassen. Bewaar uw weegschaal in een schone omgeving. Stof, vuil, vocht, trillingen, luchtstromen en de nabijheid van andere elektronische apparatuur kunnen de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van uw weegschaal beïnvloeden.

Behandel de weegschaal voorzichtig. Plaats alle te wegen voorwerpen zorgvuldig op het opslagoppervlak. Hoewel de weegschaal zeer robuust is, moet u ruwe behandeling vermijden omdat dit de interne sensor permanent kan beschadigen.

Vermijd het schudden, laten vallen of anderszins schokken van de weegschaal. Dit is een precisie-instrument dat met uiterste zorg moet worden behandeld.

Gebruik de weegschaal alleen op een stabiele, trillingsvrije ondergrond.

Verder heeft het de volgende functies: Tarra, automatische uitschakeling, telfunctie, uitwisseling van eenheden en een LCD-display.

Installeer de batterij:

Open het batterijdeksel aan de achterkant van de weegschaal, plaats 2 stuks 1,5 V x 2 AAA-batterijen in de weegschaal, let op de polariteit van de batterijen en sluit het deksel.

Operatie:

Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond en druk op de ON/OFF schakelaar. Wacht tot „0.0“ verschijnt. Plaats het voorwerp (de voorwerpen) op het weegplatform.

Telfunctie:

Plaats de juiste hoeveelheid goederen die u als monster wilt tellen (25, 50, 75, 100).

AquaProof® LaborScale 3.000

Houd de toets „pcs“ twee seconden ingedrukt, waarna „100“ verschijnt. Druk op de toets „MODE“ en u ziet (25, 50, 75, 100). Selecteer het nummer dat u wilt gebruiken als voorbeeldnummer. Druk vervolgens op de toets „pcs“ om de selectie te bevestigen. Nu kunt u de goederen die u wilt tellen in het midden van het platform plaatsen en het LCD-scherm toont het huidige aantal goederen op het platform.

Kalibratie:

Standaard kalibratie (wanneer de LCD „0.0“ of „0UE2“ weergeeft nadat de weegschaal is ingeschakeld), zet de weegschaal aan door op de „ON/OFF“ toets te drukken, houd de „MODE“ toets ingedrukt totdat „CAL“ op de LCD verschijnt. Druk vervolgens opnieuw op de „MODE“-toets nadat het LCD-scherm driemaal „CAL“ en „100.0“ (afhankelijk van de capaciteit van uw weegschaal) weergeeft.

Als u de weegschaal op een bepaald gewicht wilt kalibreren, voeg dan 100 g (afhankelijk van de capaciteit van uw weegschaal) standaard kalibratiegewicht toe, wacht 3 - 4 seconden tot op het LCD-scherm „PASS“ en vervolgens „100.0“ verschijnt. Leg het kalibratiegewicht weg en druk op de ON/OFF-toets om de weegschaal uit te schakelen.

Tarra wegen:

Schakel de weegschaal in zoals hierboven beschreven. Plaats het te teren voorwerp op het platform. Druk op TARE en wacht tot „0.0“ (of „0.00“) wordt weergegeven. Voeg het „nettogewicht van het voorwerp“ toe.

Specificaties:

Weegt tot 3.000 g met een nauwkeurigheid van 0,01 g voor 100 - 600 g en 0,1 g voor 1.000 - 3.000 g. De weegschaal weegt in eenheden van g, oz, dwt en gn en schakelt automatisch uit na 30 seconden zonder bediening. De bedrijfstemperatuur is 10-30°C. De afmetingen van de weegschaal zelf zijn 145 x 145 x 24 mm en het gewicht is 291 g. Bovendien wordt de weegschaal geleverd met een bijbehorende beschermhoes.

VERWIJDERING VAN PRIMAIRE BATTERIJEN EN ACCU'S

De consumenten zijn wettelijk verplicht gebruikte primaire batterijen en accu's (oplaadbare batterijen) in te leveren in de inzameldozen voor de detailhandel die overal waar primaire batterijen en accu's (oplaadbare batterijen) worden verkocht, beschikbaar zijn. Gemeenten nemen ook gebruikte primaire batterijen en accu's (oplaadbare batterijen) terug, bijvoorbeeld in recyclingcentra. Enerzijds houdt de gescheiden inzameling verontreinigende stoffen uit het huishoudelijk afval en het milieu, anderzijds maakt zij de terugwinning van waardevolle materialen zoals staal, zink en nikkel mogelijk.

Het apparaat moet volgens de nationale wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden gezet. Maak het apparaat onbruikbaar door de kabels door te knippen en gooi het weg via het aangewezen terugnamesysteem.

Als het apparaat gloeilampen bevat, gooi deze dan weg via het daarvoor bestemde inleversysteem.

Vraag het uw vakhandelaar.



NOTAS SOBRE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Bienvenido a FIAP GmbH.

Al comprar el producto **AquaProof® LaborScale 3.000** - balanza digital de laboratorio ha hecho una muy buena elección. Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente el manual de instrucciones y familiarícese con el producto.

Todos los trabajos en y con este aparato sólo pueden realizarse de acuerdo con estas instrucciones de uso. Asegúrese de observar las instrucciones de seguridad para un uso correcto y seguro. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro. Si el propietario cambia, le rogamos que transmita las instrucciones de uso.

USO PREVISTO

La balanza digital de laboratorio **AquaProof® LaborScale 3.000**, balanza digital de laboratorio, en lo sucesivo denominada balanza digital de laboratorio, sólo puede utilizarse para el pesaje. Todas las demás piezas incluidas en el volumen de suministro también pueden utilizarse únicamente en este contexto.

USO INADECUADO

Este aparato puede suponer un peligro para las personas si no se utiliza para el fin al que está destinado y si se maneja de forma inadecuada.

Este aparato puede suponer un peligro para las personas si no se utiliza de la forma prevista. En caso de uso inadecuado, nuestra responsabilidad, así como la licencia general de funcionamiento, expirarán.

DECLARACIÓN CE DEL FABRICANTE

De acuerdo con la Directiva CE EMC (2014/30/UE) y la Directiva de Baja Tensión (2014/35/UE) declaramos la conformidad.

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Asegúrese de seguir las instrucciones de seguridad para un uso correcto y seguro. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.

Si hay un cambio de propietario, por favor, transmita las instrucciones al siguiente propietario.

AquaProof® LaborScale 3.000

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Al insertar las pilas primarias, asegúrese de que la polaridad es correcta. Retire las pilas primarias si no va a utilizar la unidad durante mucho tiempo para evitar daños por fugas. Las baterías primarias con fugas o dañadas pueden causar quemaduras de ácido si entran en contacto con la piel. Por lo tanto, debe usar guantes de protección cuando manipule baterías primarias dañadas. Mantenga las pilas primarias fuera del alcance de los niños. No deje las pilas primarias a la vista, ya que podrían ser ingeridas por los niños o los animales domésticos. Todas las baterías primarias deben ser reemplazadas al mismo tiempo. La mezcla de baterías primarias viejas y nuevas en el aparato puede provocar fugas en las baterías primarias y dañar el aparato. No desmonte, cortocircuite ni arroje las pilas primarias al fuego. Nunca intente cargar baterías primarias que no puedan ser recargadas. Existe riesgo de explosión.

CONFIGURAR Y EMPEZAR A TRABAJAR

Esta báscula digital electrónica es cómoda de llevar, pesa con precisión y funciona de forma fiable. Puede ser necesario calibrar la balanza antes de su primer uso. No exponga la balanza al calor o al frío extremos. Funciona mejor a temperatura ambiente normal. La balanza debe aclimatarse a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de su uso. Dale a tu báscula el tiempo suficiente para que se caliente. Por lo general, 30-60 segundos antes de la calibración para permitir que los componentes internos se ajusten suficientemente. Mantenga su balanza en un entorno limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y la proximidad a otros equipos electrónicos pueden afectar a la fiabilidad y la precisión de su balanza.

Manipule la balanza con cuidado. Coloque todos los artículos que se van a pesar con cuidado en la superficie de almacenamiento. Aunque la balanza es muy robusta, evite una manipulación brusca, ya que puede dañar permanentemente el sensor interno.

Evite sacudir, dejar caer o sacudir de alguna manera la balanza. Este es un instrumento de precisión y debe ser manejado con extremo cuidado.

Utilice la balanza sólo en una superficie estable y sin vibraciones.

Además, tiene las siguientes funciones: Tara, apagado automático, función de recuento, intercambio de unidades y una pantalla LCD.

Instala la batería:

Abra la tapa de las pilas situada en la parte posterior de la báscula, introduzca 2 pilas AAA de 1,5 V x 2 en la báscula, preste atención a la polaridad de las pilas y cierre la tapa.

Operación:

Coloque la balanza en una superficie plana y nivelada y pulse el interruptor ON/OFF. Espere hasta que aparezca „0.0“. Coloque el objeto o los objetos en la plataforma de pesaje.

Función de recuento:

Coloque la cantidad adecuada de productos que desee contar como muestra (25, 50, 75, 100).



Mantenga pulsada la tecla „pcs“ durante dos segundos y aparecerá „100“. Pulse la tecla „MODE“ y verá {25, 50, 75, 100}. Seleccione el número que desea utilizar como número de muestra. A continuación, pulse el botón „pcs“ para confirmar la selección. Ahora puede colocar la mercancía que desea contar en el centro de la plataforma y la pantalla LCD mostrará el número actual de mercancías en la plataforma.

Calibración:

Calibración estándar (cuando la pantalla LCD muestre „0.0“ u „0.00“ después de encender la balanza), encienda la balanza pulsando el botón „ON/OFF“, mantenga pulsado el botón „MODE“ hasta que la pantalla LCD muestre „CAL“. A continuación, pulse de nuevo el botón „MODE“ después de que la pantalla LCD muestre tres veces „CAL“ y „100.0“ (según la capacidad de su balanza).

Si desea calibrar la balanza a un peso específico, añada 100 g (dependiendo de la capacidad de su balanza) de peso estándar de calibración, espere 3 - 4 segundos hasta que la pantalla LCD muestre „PASS“ y luego „100.0“. Guarde la pesa de calibración y pulse el botón ON/OFF para apagar la báscula.

Pesaje de tara:

Encienda la balanza como se ha descrito anteriormente. Coloque el objeto a tarar en la plataforma. Pulse TARA y espere hasta que aparezca „0.0“ (o „0.00“). Añade el „peso neto del artículo“.

Especificaciones:

Pesa hasta 3.000 g con una precisión de 0,01 g para 100 - 600 g y de 0,1 g para 1.000 - 3.000 g. La balanza pesa en unidades de g, oz, dwt y gn y se apaga automáticamente tras 30 segundos sin funcionar. La temperatura de funcionamiento es de 10-30 °C. Las dimensiones de la báscula en sí son 145 x 145 x 24 mm y el peso es de 291 g. Además, la báscula viene acompañada de una funda protectora.

ELIMINACIÓN DE PILAS Y ACUMULADORES PRIMARIOS

Los consumidores están obligados por ley a depositar las pilas y acumuladores (baterías recargables) usados en los buzones de recogida disponibles en todos los lugares donde se venden pilas y acumuladores (baterías recargables). Los municipios también recogen las pilas y acumuladores primarios gastados (baterías recargables), por ejemplo, en los centros de reciclaje. Por un lado, la recogida selectiva mantiene los contaminantes fuera de los residuos domésticos y del medio ambiente; por otro, permite recuperar materiales valiosos como el acero, el zinc y el níquel.

El aparato debe eliminarse de acuerdo con las disposiciones legales nacionales. Este aparato no debe eliminarse como residuo doméstico. Inutilice el aparato cortando los cables y deséchelo a través del sistema de recogida designado.

Si el aparato contiene bombillas, elimínelas a través del sistema de devolución previsto.

Pregunte a su distribuidor especializado.

AquaProof® LaborScale 3.000

NOTAS SOBRE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

Bem-vindo à FIAP GmbH.

Ao adquirir o produto AquaProof® LaborScale 3.000 - balança de laboratório digital, fez uma escolha muito boa. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente as instruções de utilização e familiarize-se com o produto. Todos os trabalhos em e com este dispositivo só podem ser realizados de acordo com as presentes instruções de funcionamento. Não se esqueça de observar as instruções de segurança para uma utilização correcta e segura. Guarde estas instruções de funcionamento num local seguro. Se o proprietário mudar, por favor, passe as instruções de funcionamento.

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

AquaProof® LaborScale 3.000 - balança laboratorial digital, doravante referida como balança laboratorial digital, só pode ser utilizada para pesagem. Todas as outras partes incluídas no âmbito da entrega também só podem ser utilizadas neste contexto.

UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA

O perigo para as pessoas pode surgir deste dispositivo se ele não for utilizado para o fim previsto ou se for indevidamente

O perigo para as pessoas pode surgir deste aparelho se ele não for utilizado como pretendido. Em caso de utilização indevida, a nossa responsabilidade, bem como a licença geral de exploração, expiram.

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE CE

Em conformidade com a Directiva CE CEM (2014/30/UE) e a Directiva Baixa Tensão (2014/35/UE) declaramos a conformidade.

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas:

PT 55014-1:2017+A11:2020, PT 55014-2:2015

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão. Certifique-se de que segue as instruções de segurança para uma utilização correcta e segura. Guarde estas instruções num local seguro.

Se houver uma mudança de propriedade, por favor passe as instruções para o próximo proprietário.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA

Ao inserir as baterias primárias, certifique-se de que a polaridade é correcta. Retirar as baterias primárias se não for utilizar a unidade durante muito tempo para evitar danos devido a fugas. As fugas ou baterias primárias danificadas podem causar queimaduras ácidas se entrarem em contacto com a pele. Deve, portanto, usar luvas de protecção ao manusear baterias primárias danificadas. Manter as baterias primárias fora do alcance das crianças. Não deixar as pilhas primárias deitadas livremente, pois podem ser engolidas por crianças ou animais de estimação. Todas as baterias primárias devem ser substituídas ao mesmo tempo. A mistura de baterias primárias antigas e novas no aparelho pode causar fugas das baterias primárias e danificar o aparelho. Não desmontar, curto-circuitar ou atirar baterias primárias para uma fogueira. Nunca tente carregar baterias primárias que não possam ser recarregadas. Há um risco de explosão!

PREPARAR E COMEÇAR

Esta balança digital electrónica é confortável de transportar, pesa com precisão e funciona de forma fiável. Poderá ser necessário calibrar a balança antes da primeira utilização. Não expor a balança a calor ou frio extremos. Funciona melhor à temperatura ambiente normal. A balança deve aclimatar-se à temperatura ambiente normal durante pelo menos uma hora antes de ser utilizada. Dê à sua balança tempo suficiente para aquecer. Normalmente 30-60 segundos antes da calibração para permitir que os componentes internos se ajustem suficientemente. Mantenha a sua balança num ambiente limpo. Poeira, sujidade, humidade, vibração, correntes de ar e proximidade de outros equipamentos electrónicos podem afectar a fiabilidade e precisão da sua balança. Manusear a balança com cuidado. Colocar cuidadosamente todos os itens a serem pesados na superfície de armazenamento. Embora a balança seja muito robusta, evite um manuseamento grosseiro, uma vez que isto pode danificar permanentemente o sensor interno.

Evitar abanar, deixar cair ou de qualquer outra forma abanar a balança. Este é um instrumento de precisão e deve ser manuseado com extremo cuidado.

Operar a balança apenas sobre uma superfície estável e sem vibrações.

Além disso, tem as seguintes funções: Tara, Auto-Off, função de contagem, troca de unidades e um visor LCD.

Instalar a bateria:

Abrir a tampa da bateria no verso da balança, inserir 2 peças de baterias 1,5 V x 2 AAA na balança, prestar atenção à polaridade das baterias, depois fechar a tampa.

Operação:

Colocar a balança numa superfície plana e nivelada e premir o interruptor ON/OFF.

Esperar até que „0.0“ seja afixado. Colocar o(s) objecto(s) sobre a plataforma de pesagem.

Função de contagem:

Coloque a quantidade apropriada de bens que deseja contar como amostra (25, 50, 75, 100).

AquaProof® LaborScale 3.000

Manter premida a tecla „pcs“ durante dois segundos, depois é exibido „100“. Prima a tecla „MODE“ e verá (25, 50, 75, 100). Por favor, seleccione o número que pretende utilizar como número de amostra. Em seguida, premir o botão „pcs“ para confirmar a selecção. Agora pode colocar os bens que deseja contar no centro da plataforma e o LCD mostrará o número actual de bens na plataforma.

Calibração:

Calibração padrão (quando o LCD exibir „0.0“ ou „QUE2“ após a escala ser ligada), ligar a escala premindo o botão „ON/OFF“, premir e manter premido o botão „MODE“ até o LCD exibir „CAL“. Depois pressione novamente o botão „MODE“ após o visor LCD mostrar „CAL“ três vezes e „100.0“ (dependendo da capacidade da sua escala).

Se quiser calibrar a balança para um peso específico, adicionar 100 g (dependendo da capacidade da sua balança) de peso de calibração padrão, aguarde 3 - 4 segundos até o visor LCD mostrar „PASS“ e depois „100.0“. Guarde o peso de calibração e prima o botão ON/OFF para desligar a balança.

Pesagem da tara:

Ligar a escala como descrito acima. Colocar o item a ser tarado na plataforma.

Pressionar TARE e esperar até que „0.0“ (ou „0.00“) seja exibido. Acrescentar o „peso líquido do artigo“.

Especificações:

Pesa até 3,000 g com uma precisão de 0,01 g para 100 - 600 g e 0,1 g para 1,000 - 3,000 g. A balança pesa em unidades de g, oz, dwt e gn e desliga-se automaticamente após 30 segundos sem funcionamento. A temperatura de funcionamento é de 10-30°C. As dimensões da própria balança são de 145 x 145 x 24 mm e o peso é de 291 g. Além disso, a balança vem com uma capa protectora de acompanhamento.

ELIMINAÇÃO DE PILHAS E ACUMULADORES PRIMÁRIOS

Os consumidores são obrigados por lei a dispor de pilhas e acumuladores primários usados (baterias recarregáveis) nas caixas de recolha disponíveis no comércio a retalho onde quer que sejam vendidas pilhas e acumuladores primários (baterias recarregáveis). Os municípios também recolhem as pilhas e acumuladores primários usados (pilhas recarregáveis), por exemplo nos centros de reciclagem. Por um lado, a recolha separada mantém os poluentes fora do lixo doméstico e do ambiente; por outro, permite a recuperação de materiais valiosos como o aço, o zinco e o níquel.

O aparelho deve ser eliminado de acordo com os requisitos legais nacionais. Este aparelho não deve ser eliminado como lixo doméstico. Tornar o aparelho inutilizável, cortando os cabos e eliminá-lo através do sistema de retoma designado.

Se o aparelho contiver lâmpadas, descarte-as através do sistema de retorno designado.

Pergunte ao seu revendedor especializado.



NOTAS SOBRE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

Benvenuti alla FIAP GmbH.

Acquistando il prodotto **AquaProof® LaborScale 3.000** - bilancia digitale avete fatto un'ottima scelta. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e familiarizzare con il prodotto. Tutti gli interventi su e con questo apparecchio devono essere eseguiti esclusivamente in conformità alle presenti istruzioni per l'uso. Osservare le istruzioni di sicurezza per un uso corretto e sicuro. Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro. Se il proprietario cambia, si prega di trasmettere le istruzioni per l'uso.

USO PREVISTO

La **AquaProof® LaborScale 3.000**, bilancia digitale da laboratorio, di seguito denominata bilancia digitale da laboratorio, può essere utilizzata solo per pesare. Anche tutte le altre parti incluse nella fornitura possono essere utilizzate solo in questo contesto.

USO IMPROPRIO

Questo apparecchio può costituire un pericolo per le persone se non viene utilizzato per lo scopo previsto o se viene utilizzato in modo improprio. Questo apparecchio può costituire un pericolo per le persone se non viene utilizzato come previsto. In caso di uso improprio, la nostra responsabilità e la licenza d'uso generale decadono.

DICHIARAZIONE CE DEL PRODUTTORE

In conformità alla direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) e alla direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE) dichiariamo la conformità.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. Assicurarsi di seguire le istruzioni di sicurezza per un uso corretto e sicuro. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.

In caso di cambio di proprietà, si prega di trasmettere le istruzioni al proprietario successivo.

AquaProof® LaborScale 3.000

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE

Quando si inseriscono le batterie primarie, assicurarsi che la polarità sia corretta. Rimuovere le batterie primarie se non si intende utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo per evitare danni dovuti a perdite. Le batterie primarie che perdono o sono danneggiate possono causare ustioni da acido se entrano in contatto con la pelle. È quindi necessario indossare guanti protettivi quando si maneggiano batterie primarie danneggiate. Tenere le batterie primarie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie primarie in giro liberamente perché potrebbero essere ingerite da bambini o animali domestici. Tutte le batterie primarie devono essere sostituite contemporaneamente. Se nell'apparecchio si mescolano batterie primarie vecchie e nuove, queste ultime potrebbero perdere e danneggiare l'apparecchio. Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco le batterie primarie. Non tentare mai di caricare batterie primarie che non possono essere ricaricate. C'è il rischio di esplosione!

CONFIGURAZIONE E AVVIO

Questa bilancia elettronica digitale è comoda da trasportare, pesa con precisione e funziona in modo affidabile. Potrebbe essere necessario calibrare la bilancia prima del primo utilizzo. Non esporre la bilancia a temperature estreme. Funziona meglio a temperatura ambiente. La bilancia deve acclimatarsi alla normale temperatura ambiente per almeno un'ora prima dell'uso. Lasciate alla bilancia il tempo necessario per riscaldarsi. Di solito 30-60 secondi prima della calibrazione per consentire ai componenti interni di regolarsi a sufficienza. Conservate la bilancia in un ambiente pulito. Polvere, sporcizia, umidità, vibrazioni, correnti d'aria e la vicinanza ad altre apparecchiature elettroniche possono compromettere l'affidabilità e la precisione della bilancia.

Maneggiare la bilancia con cura. Posizionare con cura tutti gli articoli da pesare sulla superficie di stoccaggio. Sebbene la bilancia sia molto robusta, evitare di manipolarla in modo brusco per non danneggiare in modo permanente il sensore interno. Evitate di scuotere, far cadere o far sbattere la bilancia in altro modo. Si tratta di uno strumento di precisione che deve essere maneggiato con estrema cura.

Utilizzare la bilancia solo su una superficie stabile e priva di vibrazioni.

Inoltre, dispone delle seguenti funzioni: Tara, Auto-Off, funzione di conteggio, scambio di unità e display LCD.

Installare la batteria:

Aprire il coperchio delle batterie sul retro della bilancia, inserire 2 batterie AAA da 1,5 V x 2 nella bilancia, facendo attenzione alla polarità delle batterie, quindi chiudere il coperchio.

Operazione:

Posizionare la bilancia su una superficie piana e livellata e premere l'interruttore ON/OFF. Attendere che venga visualizzato „0.0“. Posizionare l'oggetto (o gli oggetti) sulla piattaforma di pesatura.

Funzione di conteggio:

Posizionare la quantità appropriata di merce che si desidera contare come campione (25, 50, 75, 100).



Tenere premuto il tasto „pcs“ per due secondi, quindi viene visualizzato „100“. Premere il tasto „MODE“ per visualizzare [25, 50, 75, 100]. Selezionare il numero che si desidera utilizzare come numero di campione. Quindi premere il pulsante „pcs“ per confermare la selezione.

A questo punto è possibile posizionare la merce che si desidera contare al centro della piattaforma e il display LCD mostrerà il numero attuale di merci sulla piattaforma.

Calibrazione:

Calibrazione standard (quando il display LCD visualizza „0.0“ o „0.00“ dopo l'accensione della bilancia), accendere la bilancia premendo il pulsante „ON/OFF“, tenere premuto il pulsante „MODE“ finché il display LCD non visualizza „CAL“. Quindi premere nuovamente il pulsante „MODE“ dopo che il display LCD ha visualizzato tre volte „CAL“ e „100.0“ (a seconda della capacità della bilancia).

Se si desidera calibrare la bilancia su un peso specifico, aggiungere 100 g (a seconda della capacità della bilancia) di peso di calibrazione standard, attendere 3 - 4 secondi finché il display LCD non visualizza „PASS“ e quindi „100.0“. Riporre il peso di calibrazione e premere il pulsante ON/OFF per spegnere la bilancia.

Pesatura della tara:

Accendere la bilancia come descritto sopra. Posizionare l'oggetto da tosare sulla piattaforma. Premere TARE e attendere che venga visualizzato „0.0“ (o „0.00“). Aggiungere il „peso netto dell'articolo“.

Specifiche:

Pesa fino a 3.000 g con una precisione di 0,01 g per 100-600 g e 0,1 g per 1.000-3.000 g. La bilancia pesa in unità di misura g, oz, dwt e gn e si spegne automaticamente dopo 30 secondi senza funzionare. La temperatura di esercizio è di 10-30°C. Le dimensioni della bilancia sono di 145 x 145 x 24 mm e il peso di 291 g. Inoltre, la bilancia è dotata di un coperchio protettivo.

SMALTIMENTO DI BATTERIE E ACCUMULATORI PRIMARI

I consumatori sono tenuti per legge a smaltire le pile e gli accumulatori (batterie ricaricabili) usati negli appositi contenitori per la raccolta al dettaglio, disponibili ovunque si vendano pile e accumulatori (batterie ricaricabili). I Comuni ritirano anche le batterie primarie e gli accumulatori (batterie ricaricabili) esauriti, ad esempio presso i centri di riciclaggio. Da un lato, la raccolta differenziata evita che le sostanze inquinanti finiscano nei rifiuti domestici e nell'ambiente; dall'altro, consente di recuperare materiali preziosi come acciaio, zinco e nichel.

L'apparecchio deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge nazionali. Questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico. Rendere l'apparecchio inutilizzabile tagliando i cavi e smaltirlo attraverso il sistema di ritiro previsto.

Se l'apparecchio contiene lampadine, smaltirle attraverso il sistema di restituzione previsto.

Chiedete al vostro rivenditore specializzato.

AquaProof® LaborScale 3.000

BEMÆRKNINGER TIL DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Velkommen til FIAP GmbH.

Ved at købe produktet AquaProof® LaborScale 3.000 - digital laboratorievægt har du truffet et rigtig godt valg. Før du bruger apparatet første gang, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt og gøre dig bekendt med produktet. Alt arbejde på og med denne enhed må kun udføres i overensstemmelse med denne brugsanvisning. Sørg for at overholde sikkerhedsinstruktionerne for korrekt og sikker brug. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted. Hvis ejeren skifter, bedes du give brugsanvisningen videre.

PÅTÆNKT ANVENDELSE

AquaProof® LaborScale 3.000 - digital laboratorievægt, i det følgende benævnt digital laboratorievægt, må kun anvendes til vejning. Alle andre dele, der er omfattet af leveringsomfanget, må også kun anvendes i denne sammenhæng.

UKORREKT BRUG

Der kan opstå fare for personer fra dette apparat, hvis det ikke anvendes til det tilsigtede formål, eller hvis det ikke anvendes korrekt.

Der kan opstå fare for personer fra dette apparat, hvis det ikke anvendes efter hensigten. I tilfælde af ukorrekt brug bortfalder vores ansvar og den generelle driftstilladelse.

CE-ERKLÆRING FRA PRODUCENTEN

I overensstemmelse med EU-direktivet EMC-direktivet (2014/30/EU) og lavspændingsdirektivet (2014/35/EU) erklærer vi overensstemmelse.

Følgende harmoniserede standarder er blevet anvendt:
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Sørg for at følge sikkerhedsinstruktionerne for at sikre korrekt og sikker brug. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted.

Hvis der sker et ejerskifte, bedes du give vejledningen videre til den næste ejer.



SIKKERHEDSANVISNINGER FOR BATTERIER

Når du sætter primærbatterierne i, skal du sikre dig, at polariteten er korrekt. Fjern de primære batterier, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid for at undgå skader på grund af lækage. Utætte eller beskadigede primærbatterier kan forårsage syreforbrændinger, hvis de kommer i kontakt med huden. Du bør derfor bære beskyttelseshandsker, når du håndterer beskadigede primærbatterier. Opbevar primærbatterier uden for børns rækkevidde. Lad ikke primærbatterier ligge frit omkring, da de kan blive slugt af børn eller kæledyr. Alle primære batterier skal udskiftes samtidig. Hvis du blander gamle og nye primærbatterier i apparatet, kan det medføre, at primærbatterierne lækker og beskadiger apparatet. Du må ikke adskille, kortslutte eller kaste primærbatterier i ild. Forsøg aldrig at oplade primære batterier, der ikke kan genoplades. Der er risiko for eksplosion!

OPSÆTNING OG IDRIFTSÆTTELSE

Denne elektroniske digitalvægt er behagelig at bære, vejer nøjagtigt og fungerer pålideligt. Det kan være nødvendigt at kalibrere vægten før første brug. Udsæt ikke vægten for ekstrem varme eller kulde. Den fungerer bedst ved normal stuetemperatur. Vægten skal vænne sig til normal rumtemperatur i mindst en time, før den tages i brug. Giv din vægt tilstrækkelig tid til at varme op. Normalt 30-60 sekunder før kalibrering for at give de interne komponenter mulighed for at justere sig tilstrækkeligt. Opbevar din vægt i et rent miljø. Støv, snavs, fugt, vibrationer, luftstrømme og nærhed til andet elektronisk udstyr kan påvirke pålideligheden og nøjagtigheden af din vægt.

Håndter vægten med omhu. Placer forsigtigt alle de genstande, der skal vejes, på opbevaringsfladen. Selv om vægten er meget robust, skal du undgå grov håndtering, da dette kan beskadige den interne sensor permanent.

Undgå at ryste, tabe eller på anden måde ryste vægten. Dette er et præcisionsinstrument, og det skal håndteres med stor forsigtighed.

Betjen kun vægten på en stabil, vibrationsfri overflade.

Desuden har den følgende funktioner: Tara, Auto-Off, tællefunktion, enhedsudveksling og et LCD-display.

Installer batteriet:

Åbn batteridækslet på bagsiden af vægten, sæt 2 stk. 1,5 V x 2 AAA-batterier i vægten, vær opmærksom på batteriernes polaritet, og luk derefter dækslet.

Drift:

Placer vægten på en plan, jævn overflade, og tryk på tænd/sluk-knappen. Vent, indtil „0.0“ vises. Placer genstanden/genstandene på vejeplatformen.

Tællefunktion:

Placer det antal varer, du vil tælle som en prøve (25, 50, 75, 100).

Tryk på tasten „pcs“ og hold den nede i to sekunder, hvorefter „100“ vises. Tryk på „MODE“-tasten, og du vil se (25, 50, 75, 100). Vælg det nummer, du ønsker at bruge som prøvenummer. Tryk derefter på „pcs“-knappen for at bekræfte valget.

Nu kan du placere de varer, du vil tælle, på midten af platformen, og LCD-skærmen viser det aktuelle antal varer på platformen.

AquaProof® LaborScale 3.000

Kalibrering:

Standardkalibrering (når LCD-skærmen viser „0.0“ eller „0UE2“, efter at vægten er tændt): Tænd vægten ved at trykke på „ON/OFF“-knappen, tryk og hold „MODE“-knappen nede, indtil LCD-skærmen viser „CAL“. Tryk derefter på „MODE“-knappen igen, når LCD-displayet viser „CAL“ tre gange og „100.0“ (afhængigt af vægtens kapacitet).

Hvis du ønsker at kalibrere vægten til en bestemt vægt, skal du tilføje 100 g (afhængigt af vægtens kapacitet) standardkalibreringsvægt, vente 3-4 sekunder, indtil LCD-displayet viser „PASS“ og derefter „100.0“. Læg kalibreringsvægten væk, og tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for vægten.

Taravejning:

Tænd for vægten som beskrevet ovenfor. Placer den genstand, der skal tares, på platformen. Tryk på TARE, og vent, indtil „0.0“ (eller „0.00“) vises. Tilføj „nettovægt af varen“.

Specifikationer:

Vejer op til 3.000 g med en nøjagtighed på 0,01 g for 100 - 600 g og 0,1 g for 1.000 - 3.000 g. Vægten vejer i enhederne g, oz, dwt og gn og slukker automatisk efter 30 sekunder uden betjening. Driftstemperaturen er 10-30 °C. Selve vægten er 145 x 145 x 24 mm, og vægten er 291 g. Derudover leveres vægten med et medfølgende beskyttelsescover.

BORTSKAFFELSE AF PRIMÆRBATTERIER OG AKKUMULATORER

Forbrugerne er ved lov forpligtet til at smide brugte primærbatterier og akkumulatorer (genopladelige batterier) i de indsamlingsbøsser, der findes i detailhandlen, hvor primærbatterier og akkumulatorer (genopladelige batterier) sælges. Kommunerne tager også brugte primærbatterier og akkumulatorer (genopladelige batterier) tilbage, f.eks. på genbrugspladserne. På den ene side holder separat indsamling forurenende stoffer ude af husholdningsaffaldet og miljøet, og på den anden side giver det mulighed for at genvinde værdifulde materialer som stål, zink og nikkel.

Apparatet skal bortskaffes i overensstemmelse med de nationale lovkrav. Dette apparat må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Gør apparatet ubrugeligt ved at klippe kablerne over og bortskaffe det via det dertil indrettede tilbagetagelsessystem. Hvis apparatet indeholder pærer, skal du bortskaffe dem via det dertil beregnede retursystem.

Spørg din specialforhandler.



MERKNADER TIL DENNE BRUKSANVISNINGEN

Velkommen til FIAP Ltd.

Du har gjort et veldig godt valg med kjøpet av produktet AquaProof® LaborScale 3.000 - digital laboratorievekt. Før du bruker enheten for første gang, les bruksanvisningen nøye og gjør deg kjent med produktet. Alt arbeid på og med denne enheten må kun utføres i henhold til denne bruksanvisningen. Sørg for å følge sikkerhetsinstruksjonene for riktig og sikker bruk. Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted. Hvis eieren endrer seg, vennligst gi bruksanvisningen videre.

TILTENKT BRUK

AquaProof® LaborScale 3.000 - digital laboratorievekt, heretter kalt digital laboratorievekt, kan kun brukes til veiing. Alle andre deler fra leveringsområdet kan kun brukes i denne sammenheng.

FEIL BRUK

Det kan være forårsaket av feil bruk og feil håndtering

Det oppstår farer for personer fra denne enheten. Ved feil bruk bortfaller vårt ansvar og den generelle driftslisensen.

CE-PRODUSENTERKLÆRING

I henhold til EC-direktivet EMC-direktivet (2014/30/EU) og lavspenningsdirektivet (2014/35/EU) erklærer vi samsvar.

Følgende harmoniserte standarder ble brukt:
EN55014-1:2017+A11:2020, EN55014-2:2015

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Denne enheten kan brukes av barn i alderen 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av enheten og forstår farene som følger av dette.

Barn må ikke leke med enheten. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Sørg for å følge sikkerhetsinstruksjonene for riktig og sikker bruk. Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen nøye.

Hvis det er et eierskifte, vennligst gi instruksjonene videre.

AquaProof® LaborScale 3.000

BATTERISIKKERHETSINSTRUKSJONER

Vær oppmerksom på riktig polaritet når du setter inn primærbatteriene. Ta ut primærbatteriene når du ikke bruker enheten over lengre tid for å unngå skade fra lekkasje. Lekkende eller skadede primærbatterier kan forårsake syreforbrenninger hvis de kommer i kontakt med huden. Du bør derfor bruke vernehansker når du håndterer skadede primærbatterier. Oppbevar primærbatterier utilgjengelig for barn. Ikke la primærbatterier ligge, da de kan bli svelget av barn eller kjæledyr. Alle primærbatterier bør skiftes ut samtidig. Blanding av gamle og nye primærbatterier i enheten kan føre til at primærbatteriene lekker og skade enheten. Ikke demonter, kortslutt eller kast inn primærbatterier. Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare primærbatterier. Det er fare for eksplosjon!

INSTALLASJON OG IGANGKJØRING

Denne elektroniske digitale vekten er lett å bære, veier nøyaktig og fungerer pålitelig. Det kan være nødvendig å kalibrere vekten før første gangs bruk. Ikke utsett vekten for ekstrem varme eller kulde. Det fungerer best ved normal romtemperatur. Før vekten tas i bruk, bør den få akklimatisere seg til normal romtemperatur i minst én time. Gi vekten din nok tid til å varme opp. Vanligvis 30-60 sekunder før kalibrering for å tillate at interne komponenter blir tilstrekkelig ekvilibrert. Oppbevar vekten i et rent miljø. Støv, smuss, fuktighet, vibrasjoner, luftstrømmer og nærhet til annet elektronisk utstyr kan påvirke påliteligheten og nøyaktigheten til vekten. Håndter vekten med forsiktighet. Legg forsiktig alle gjenstandene som skal veies på hyllen. Selv om vekten er svært robust, bør du unngå røff håndtering da dette kan skade den interne sensoren permanent.

Unngå å riste, slippe eller på annen måte sjokkere vekten. Dette er et presisjonsinstrument og må håndteres med ekstrem forsiktighet.

Bruk bare vekten på en stabil, vibrasjonsfri overflate.

Den har også følgende funksjoner: tara, auto-off, tellefunksjon, enhetsbytte og LCD-display.

Installer batteri:

Åpne batteridekselet på baksiden av vekten, sett inn 2 stk 1,5V x 2 AAA-batterier i vekten, vær oppmerksom på polariteten til batteriene, og lukk deretter dekselet.

Operasjon:

Plasser vekten på en jevn, flat overflate og trykk på PÅ/AV-knappen. Vent til „0.0“ vises. Plasser gjenstanden(e) på veieplattformen.

tellefunksjon:

Prøv passende mengde varer du vil telle (25, 50, 75, 100).

Trykk og hold inne „pcs“-knappen i to sekunder, så vil „100“ vises. Trykk på „MODE“-knappen og du vil se (25, 50, 75, 100). Velg nummeret du vil bruke som prøvenummer. Trykk deretter på „stk“-knappen for å bekrefte valget.

Nå kan du legge varene du vil telle på midten av plattformen og LCD-displayet vil vise gjeldende antall varer på plattformen.



Kalibrering:

Standard kalibrering (hvis LCD-skjermen viser „0.0“ eller „0UE2“ etter at du har slått på vekten), slå på vekten ved å trykke på „ON/OFF“-knappen, trykk og hold nede „MODE“-knappen til LCD-skjermen viser „CAL“. Trykk deretter på „MODE“-knappen igjen etter at LCD-skjermen viser „CAL“ og „100.0“ (avhengig av kapasiteten til vekten din) tre ganger. Hvis du ønsker å kalibrere vekten til en spesifikk vekt, legg til 100g (avhengig av kapasiteten på vekten din) standard kalibreringsvekt, vent 3-4 sekunder til LCD-skjermen viser „PASS“ og deretter „100.0“. Legg bort kalibreringsvekten og trykk på PÅ/AV-knappen for å slå av vekten.

Egenvekt:

Slå på skalaen som beskrevet ovenfor. Plasser gjenstanden som skal tareres på plattformen. Trykk på TARE og vent til „0.0“ (eller „0.00“) vises. Legg til „Item Netto Weight“.

Spesifikasjoner:

Veier opptil 3000g med en nøyaktighet på 0,01g for 100-600g og 0,1g for 1000-3000g. Vekten veier i g, oz, dwt og gn og slår seg av automatisk etter 30 sekunder uten drift. Driftstemperatur er 10-30 °C. Dimensjonene på selve vekten er 145 x 145 x 24 mm og vekten er 291g. I tillegg kommer vekten med et beskyttende deksel.

AVHENDING AV PRIMÆRBATTERIER OG OPPLADBARE BATTERIER

Forbrukere er juridisk forpliktet til å kaste brukte primærbatterier og akkumulatorer (akkumulatorer) i innsamlingsboksene i butikkene, som er tilgjengelig overalt hvor det selges primærbatterier og akkumulatorer (akkumulatorer). Kommunene tar også tilbake gamle primærbatterier og gamle akkumulatorer (akkumulatorer), for eksempel på gjenvinningssentraler. På den ene siden holder den separate innsamlingen miljøgifter unna husholdningsavfall og miljø, på den andre siden muliggjør den gjenvinning av verdifulle stoffer som f.eks. Som stål, sink og nikkel.

Enheten må avhendes i samsvar med nasjonale lovbestemmelser. Denne enheten må ikke kastes som husholdningsavfall. Gjør enheten ubrukelig ved å kutte av kabelen og kast den via retursystemet som er beregnet for dette formålet.

Hvis apparatet inneholder lamper, skal disse deponeres via retursystemet som er beregnet for dette formålet.

Spør din fagforhandler.

AquaProof® LaborScale 3.000

ANMÄRKNINGAR OM DENNA BRUKSANVISNING

Välkommen till FIAP GmbH.

Genom att köpa produkten AquaProof® LaborScale 3.000 - digital laboratorievåg har du gjort ett mycket bra val. Innan du använder apparaten för första gången ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och bekanta dig med produkten. Allt arbete på och med denna apparat får endast utföras i enlighet med denna bruksanvisning. Se till att följa säkerhetsinstruktionerna för korrekt och säker användning. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Om ägaren byter ägare, skicka vidare bruksanvisningen till honom eller henne.

AVSEDD ANVÄNDNING

AquaProof® LaborScale 3.000 - digital laboratorievåg, nedan kallad digital laboratorievåg, får endast användas för vägning. Alla andra delar som ingår i leveransen får endast användas i detta sammanhang.

FELAKTIG ANVÄNDNING

Det kan uppstå fara för personer om apparaten inte används för det avsedda ändamålet eller om den används på ett felaktigt sätt.

Det kan uppstå fara för personer om apparaten inte används på avsett sätt. Vid felaktig användning upphör vårt ansvar och det allmänna driftstillståndet att gälla.

CE-TILLVERKARENS DEKLARATION

I enlighet med EG-direktivet EMC-direktivet (2014/30/EU) och lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) förklarar vi överensstämmelse.

Följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning. Se till att följa säkerhetsinstruktionerna för korrekt och säker användning. Förvara dessa anvisningar på ett säkert ställe.

Om det sker ett ägarbyte ska du skicka instruktionerna vidare till nästa ägare.



SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIER

När du sätter in primärbatterierna ska du se till att polariteten är korrekt. Ta bort primärbatterierna om du inte ska använda enheten under en längre tid för att undvika skador på grund av läckage. Läckande eller skadade primärbatterier kan orsaka syrabrännskador om de kommer i kontakt med huden. Du bör därför bära skyddshandskar när du hanterar skadade primära batterier. Förvara primärbatterier utom räckhåll för barn. Lämna inte primära batterier fritt liggande eftersom de kan sväljas av barn eller husdjur. Alla primära batterier bör bytas ut samtidigt. Om du blandar gamla och nya batterier i apparaten kan det leda till att batterierna läcker och skadar apparaten. Ta inte isär, kortslut inte och släng inte primärbatterier i en eld. Försök aldrig att ladda primära batterier som inte kan laddas på nytt. Det finns risk för explosion!

INSTÄLLNING OCH IDRIFTTAGNING

Den här elektroniska digitala vågen är bekväm att bära, väger exakt och fungerar tillförlitligt. Det kan vara nödvändigt att kalibrera vågen innan den används första gången. Utsätt inte vågen för extrem värme eller kyla. Den fungerar bäst vid normal rumstemperatur. Vågen bör akklimatiseras till normal rumstemperatur i minst en timme innan den används. Ge vågen tillräckligt med tid för att värmas upp. Vanligtvis 30-60 sekunder före kalibrering för att de interna komponenterna ska kunna justeras tillräckligt. Förvara vågen i en ren miljö. Damm, smuts, fukt, vibrationer, luftströmmar och närhet till annan elektronisk utrustning kan påverka vågens tillförlitlighet och noggrannhet.

Hantera vågen med försiktighet. Placera försiktigt alla föremål som ska vägas på förvaringsytan. Även om vågen är mycket robust bör du undvika grov hantering eftersom detta kan skada den interna sensorn permanent.

Undvik att skaka, tappa eller på annat sätt skaka vågen. Detta är ett precisionsinstrument som måste hanteras med yttersta försiktighet.

Använd vågen endast på en stabil, vibrationsfri yta.

Dessutom har den följande funktioner: Tara, automatisk avstängning, räknefunktion, enhetsbyte och LCD-display.

Installera batteriet:

Öppna batteriluckan på vågens baksida, sätt in 2 stycken 1,5 V x 2 AAA-batterier i vågen, var uppmärksam på batteriernas polaritet och stäng sedan luckan.

Drift:

Placera vågen på en jämn och plan yta och tryck på ON/OFF-knappen. Vänta tills „0.0“ visas. Placera föremålen på vägningsplattformen.

AquaProof® LaborScale 3.000

Räkningsfunktion:

Placera det antal varor som du vill räkna som ett prov (25, 50, 75, 100).

Tryck på „pcs“-tangenter och håll den intryckt i två sekunder, så visas „100“. Tryck på knappen „MODE“ och du ser (25, 50, 75, 100). Välj det nummer som du vill använda som provnummer. Tryck sedan på knappen „pcs“ för att bekräfta valet.

Nu kan du placera de varor som du vill räkna i mitten av plattformen och LCD-skärmen visar det aktuella antalet varor på plattformen.

Kalibrering:

Standardkalibrering (när LCD visar „0.0“ eller „0UE2“ efter att vågen har satts på), sätt på vågen genom att trycka på „ON/OFF“-knappen, tryck och håll in „MODE“-knappen tills LCD visar „CAL“. Tryck sedan på knappen „MODE“ igen när LCD-displayen visar „CAL“ tre gånger och „100.0“ (beroende på vågens kapacitet).

Om du vill kalibrera vågen till en viss vikt, lägg till 100 g (beroende på vågens kapacitet) standardkalibreringsvikt, vänta 3-4 sekunder tills LCD-displayen visar „PASS“ och sedan „100.0“. Lägg undan kalibreringsvikten och tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av vågen.

Vägning av tara:

Slå på vågen enligt beskrivningen ovan. Placera det föremål som ska tjäras på plattformen. Tryck på TARE och vänta tills „0.0“ (eller „0.00“) visas. Lägg till „varans nettovikt“.

Specifikationer:

Väger upp till 3 000 g med en noggrannhet på 0,01 g för 100-600 g och 0,1 g för 1 000-3 000 g. Vågen väger i enheterna g, oz, dwt och gn och stängs automatiskt av efter 30 sekunder utan användning. Driftstemperaturen är 10-30 °C. Själva vågen har måtten 145 x 145 x 24 mm och väger 291 g. Dessutom levereras vågen med ett medföljande skyddshölje.

BORTSKAFFANDE AV PRIMÄRBATTERIER OCH ACKUMULATORER

Konsumenter är enligt lag skyldiga att lämna begagnade primärbatterier och ackumulatorer (uppladdningsbara batterier) i de insamlingslådor som finns tillgängliga överallt där primärbatterier och ackumulatorer (uppladdningsbara batterier) säljs. Kommunerna tar också tillbaka förbrukade primära batterier och ackumulatorer (uppladdningsbara batterier), till exempel på återvinningscentraler. Å ena sidan håller separat insamling förureningar borta från hushållsavfallet och miljön, å andra sidan gör det möjligt att återvinna värdefulla material som stål, zink och nickel.

Apparaten måste kasseras i enlighet med nationella lagkrav. Denna apparat får inte kastas som hushållsavfall. Gör apparaten obrukbar genom att klippa av kablarna och släng den via det utsedda återtagningssystemet.

Om apparaten innehåller glödlampor ska du slänga dem via det avsedda retursystemet.

Fråga din återförsäljare.



TÄTÄ KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Tervetuloa FIAP GmbH:lle.

Ostamalla tuotteen **AquaProof® LaborScale 3.000** - digitaalinen laboratoriovaaka olet tehnyt erittäin hyvän valinnan. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu tuotteeseen. Kaikki tähän laitteeseen ja sen kanssa tehtävät työt saa suorittaa vain näiden käyttöohjeiden mukaisesti. Noudata turvallisuusohjeita oikeaa ja turvallista käyttöä varten. Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa. Jos omistaja vaihtuu, anna käyttöohjeet eteenpäin.

KÄYTTÖTARKOITUS

AquaProof® LaborScale 3.000 - digitaalista laboratoriovaaka, jäljempänä digitaalinen laboratoriovaaka, saa käyttää ainoastaan punnitsemiseen. Myös kaikkia muita toimitukseen sisältyviä osia saa käyttää vain tässä yhteydessä.

VIRHEELLINEN KÄYTTÖ

Tästä laitteesta voi aiheutua vaaraa henkilöille, jos sitä ei käytetä siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu, tai jos sitä käsitellään väärin.

Tästä laitteesta voi aiheutua vaaraa henkilöille, jos sitä ei käytetä tarkoitettulla tavalla. Epäasianmukaisessa käytössä vastuumme ja yleinen käyttöluja raukeavat.

CE-VALMISTAJAN ILMOITUS

**EMC-direktiivin (2014/30/EU) ja pienjännitedirektiivin mukaisesti.
(2014/35/EU) vaatimustenmukaisuutta.**

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

TURVALLISUUSOHJEET

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa. Noudata turvallisuusohjeita oikeaa ja turvallista käyttöä varten. Säilytä nämä ohjeet turvallisessa paikassa.

Jos omistaja vaihtuu, välitä ohjeet seuraavalle omistajalle.

AquaProof® LaborScale 3.000

AKUN TURVALLISUUSOHJEET

Kun asetat paristot paikoilleen, varmista, että napaisuus on oikea. Poista paristot, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, jotta vältät vuotojen aiheuttamat vahingot. Vuotavat tai vaurioituneet ensiöakut voivat aiheuttaa happopalovammoja, jos ne joutuvat kosketuksiin ihon kanssa. Käytä siksi suojakäsineitä, kun käsittelet vaurioituneita paristoja. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Älä jätä paristoja lojumaan, sillä lapset tai lemmikit voivat niellä niitä. Kaikki ensisijaiset paristot on vaihdettava samalla kertaa. Vanhojen ja uusien paristojen sekoittaminen laitteessa voi aiheuttaa paristojen vuotamisen ja vahingoittaa laitetta. Älä pura, oikosulje tai heitä paristoja tuleen. Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei voi ladata uudelleen. Räjähdyksenvaara on olemassa!

ASETA JA ALOITA

Tämä elektroninen digitaalinen vaaka on mukava kantaa mukana, se punnitsee tarkasti ja toimii luotettavasti. Vaa'an kalibrointi voi olla tarpeen ennen ensimmäistä käyttöä. Älä altista vaakaa äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle. Se toimii parhaiten normaalissa huoneenlämmössä. Vaa'an on totutauduttava normaaliin huoneenlämpötilaan vähintään tunnin ajan ennen käyttöä. Anna vaa'alle riittävästi aikaa lämmetä. Yleensä 30-60 sekuntia ennen kalibrointia, jotta sisäiset komponentit ehtivät säätyä riittävästi. Pidä vaaka puhtaassa ympäristössä. Pöly, lika, kosteus, värinä, ilmapirtaukset ja muiden elektronisten laitteiden läheisyys voivat vaikuttaa vaa'an luotettavuuteen ja tarkkuuteen.

Käsittele vaakaa varoen. Aseta kaikki punnittavat esineet varovasti säilytysalustalle. Vaikka vaaka on erittäin kestävä, vältä kovaa käsittelyä, sillä se voi vahingoittaa sisäistä anturia pysyvästi.

Vältä vaa'an ravistamista, pudottamista tai muuta tärisyttämistä. Tämä on tarkkuusinstrumentti, ja sitä on käsiteltävä erittäin huolellisesti.

Käytä vaakaa vain vakaalla, värinättömällä alustalla.

Lisäksi sillä on seuraavat toiminnot: Taara, Auto-Off, laskentatoiminto, yksikön vaihto ja LCD-näyttö.

Asenna akku:

Avaa vaa'an takana oleva paristokotelon kansi, aseta vaa'an sisään 2 kpl 1,5 V x 2 AAA-paristoa, kiinnitä huomiota paristojen napaisuuteen ja sulje kansi.

Toiminta:

Aseta vaaka tasaiselle, tasaiselle alustalle ja paina ON/OFF-kytkintä. Odota, kunnes näyttöön tulee „0.0“. Aseta esine(t) punnitusalustalle.

Laskentatoiminto:

Aseta sopiva määrä tavaroita, jotka haluat laskea näytteeksi (25, 50, 75, 100).

Pidä „pcs“-näppäintä painettuna kahden sekunnin ajan, jolloin näyttöön tulee „100“. Paina MODE-näppäintä, jolloin näyttöön tulee (25, 50, 75, 100). Valitse numero, jota haluat käyttää näytteen numerona. Vahvista valinta painamalla „pcs“-painiketta.

Nyt voit asettaa laskettavat tavarat alustan keskelle, ja nestekidenäyttö näyttää alustalla olevien tavaroiden nykyisen määrän.



Kalibrointi:

Vakiokalibrointi (kun nestekidenäytössä näkyy „0.0” tai „0UE2” sen jälkeen, kun vaaka on kytketty päälle), kytke vaaka päälle painamalla „ON/OFF”-painiketta, paina „MODE”-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes nestekidenäytössä näkyy „CAL”. Paina sitten MODE-painiketta uudelleen, kun nestekidenäytössä näkyy kolme kertaa „CAL” ja „100.0” (riippuen vaa’an kapasiteetista).

Jos haluat kalibroida vaa’an tiettyyn painoon, lisää 100 g (vaa’an kapasiteetista riippuen) vakiokalibrointipainoa, odota 3-4 sekuntia, kunnes nestekidenäytössä näkyy „PASS” ja sitten „100.0”. Pane kalibrointipaino pois ja sammuta vaaka painamalla ON/OFF-painiketta.

Punnitus taaralla:

Kytke vaaka päälle edellä kuvatulla tavalla. Aseta tarrattava esine alustalle. Paina TARE-painiketta ja odota, kunnes näyttöön tulee „0.0” (tai „0.00”). Lisää „tavarahan nettopaino”.

Tekniset tiedot:

Punnitsee jopa 3 000 g:n painoon asti 0,01 g:n tarkkuudella 100 - 600 g:n ja 0,1 g:n tarkkuudella 1 000 - 3 000 g:n painon osalta. Vaaka punnitsee yksiköissä g, oz, dwt ja gn, ja se kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 sekunnin kuluttua, kun vaakaa ei ole käytetty. Käyttölämpötila on 10-30 °C. Itse vaa’an mitat ovat 145 x 145 x 24 mm ja paino 291 g. Lisäksi vaa’an mukana toimitetaan suojakotelo.

PARISTOJEN JA AKKUJEN HÄVITTÄMINEN

Kuluttajien on lain mukaan hävitettävä käytetyt paristot ja akut (ladattavat paristot) vähittäiskaupan keräyslaatikoihin, joita on saatavilla kaikkialla, missä myydään paristoja ja akkuja (ladattavia paristoja). Kunnat ottavat myös käytettyjä paristoja ja akkuja (ladattavia paristoja) takaisin esimerkiksi kierrätyskeskuksissa. Toisaalta erilliskeräys pitää epäpuhtaudet poissa kotitalousjätteestä ja ympäristöstä, ja toisaalta se mahdollistaa arvokkaiden materiaalien, kuten teräksen, sinkin ja nikkelin, talteenoton.

Laitte on hävitettävä kansallisten lakisäätöjen vaatimusten mukaisesti. Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Tee laite käyttökelvottomaksi katkaisemalla kaapelit ja hävitä se määrätyn palautusjärjestelmän kautta.

Jos laitteessa on hehkulamppuja, hävitä ne niille tarkoitettun palautusjärjestelmän kautta.

Kysy asiantuntijakauppiasallesi.

AquaProof® LaborScale 3.000

MEGJEGYZÉSEK A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓHOZ

Üdvözljük a FIAP GmbH-nál.

Az AquaProof® LaborScale 3.000 - digitális laboratóriumi mérleg termék megvásárlásával nagyon jó döntést hozott. A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, és ismerkedjen meg a termékkel. A készüléken és a készülékkel végzett minden munka csak a jelen használati utasításnak megfelelően végezhető. A helyes és biztonságos használat érdekében feltétlenül tartsa be a biztonsági utasításokat. Tartsa ezt a kezelési útmutatót biztonságos helyen. Ha a tulajdonos megváltozik, kérjük, adja át a kezelési útmutatót.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az AquaProof® LaborScale 3.000 - digitális laboratóriumi mérleg, a továbbiakban digitális laboratóriumi mérleg, kizárólag mérlegelésre használható. A szállítási terjedelemben szereplő összes többi alkatrész szintén csak ebben az összefüggésben használható.

HELYTELEN HASZNÁLAT

Személyi veszélyt jelenthet ez a készülék, ha nem rendeltetésszerűen használják, vagy ha nem megfelelően használják.

A készülék nem rendeltetésszerű használat esetén személyi veszélyt jelenthet. Nem rendeltetésszerű használat esetén felelősségünk, valamint az általános működési engedély érvényét veszti.

CE GYÁRTÓI NYILATKOZAT

Az EMC-irányelv (2014/30/EU) és az alacsonyfeszültségű áramról szóló irányelvvel összhangban.

(2014/35/EU) értelmében megfelelőnek nyilvánítjuk.

A következő harmonizált szabványokat alkalmazták:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. A helyes és biztonságos használat érdekében feltétlenül tartsa be a biztonsági utasításokat. Tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen.

Ha tulajdonosváltás történik, kérjük, adja át az utasításokat a következő tulajdonosnak.



AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elsődleges elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elsődleges elemeket, hogy elkerülje a szivárgás okozta károkat. A szivárgó vagy sérült primer akkumulátorok savas égési sérüléseket okozhatnak, ha a bőrrel érintkeznek. Ezért a sérült primer akkumulátorok kezelésénél viseljen védőkesztyűt. Tartsa az elsődleges elemeket gyermekek elől elzárva. Ne hagyja szabadon heverni a primer elemeket, mivel azokat gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik. Az összes elsődleges akkumulátort egyszerre kell kicserélni. A készülékben lévő régi és új primer elemek keveredése az elsődleges elemek szivárgását és a készülék károsodását okozhatja. Ne szerelje szét, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe az elsődleges elemeket. Soha ne próbálkozzon olyan primer akkumulátorok töltésével, amelyek nem tölthetők. Robbanásveszély van!

BEÁLLÍTÁS ÉS INDULÁS

Ez az elektronikus digitális mérleg kényelmesen hordozható, pontosan mér és megbízhatóan működik. Előfordulhat, hogy az első használat előtt kalibrálni kell a mérleget. Ne tegye ki a mérleget extrém melegnek vagy hidegnek. Normál szobahőmérsékleten működik a legjobban. A mérlegnek használat előtt legalább egy órán keresztül akklimatizálódnia kell a normál szobahőmérsékletre. Adjon a mérlegnek elegendő időt a bemelegedésre. Általában 30-60 másodperccel a kalibrálás előtt, hogy a belső alkatrészek kellőképpen be tudjanak állni. Tartsa a mérleget tiszta környezetben. A por, a szennyeződés, a nedvesség, a rezgés, a légáramlatok és más elektronikus berendezések közelsége befolyásolhatja a mérleg megbízhatóságát és pontosságát.

Óvatosan kezelje a mérleget. Óvatosan helyezzen el minden mérendő tárgyat a tárolófelületre. Bár a mérleg nagyon robusztus, kerülje a durva kezelést, mivel az tartósan károsíthatja a belső érzékelőt.

Kerülje a mérleg rázását, leejtését vagy más módon történő megrázását. Ez egy precíziós műszer, és rendkívül óvatosan kell kezelni.

A mérleget csak stabil, rezgésmentes felületen működtesse.

Ezenkívül a következő funkciókkal rendelkezik: Tára, automatikus kikapcsolás, számláló funkció, egységcsere és LCD kijelző.

Szerelje be az akkumulátort:

Nyissa ki a mérleg hátulján lévő elemtartó fedelet, helyezzen be 2 db 1,5 V x 2 AAA elemet a mérlegbe, ügyelve az elemek polarítására, majd zárja be a fedelet.

Művelet:

Helyezze a mérleget egy vízszintes, sík felületre, és nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a „0.0”. Helyezze a tárgy(ak)at a mérőállványra.

Számláló funkció:

Helyezze el a megfelelő mennyiségű árut, amelyet mintaként szeretne számolni (25, 50, 75, 100).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „pcs” billentyűt két másodpercig, majd megjelenik a „100”. Nyomja meg a „MODE” gombot, és megjelenik (25, 50, 75, 100). Kérjük, válassza ki a mintaszámként használni kívánt számot. Ezután nyomja meg a „pcs” gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

AquaProof® LaborScale 3.000

Most már elhelyezheti a számolni kívánt árukat a platform közepén, és az LCD kijelzőn megjelenik a platformon lévő árúk aktuális száma.

Kalibrálás:

Standard kalibrálás (amikor az LCD kijelzőn a mérleg bekapcsolása után „0.0“ vagy „OUE2“ jelenik meg), kapcsolja be a mérleget az „ON/OFF“ gomb megnyomásával, nyomja meg és tartsa lenyomva a „MODE“ gombot, amíg az LCD kijelzőn a „CAL“ felirat jelenik meg. Ezután nyomja meg ismét a „MODE“ gombot, miután az LCD kijelzőn háromszor megjelenik a „CAL“ és a „100.0“ (a mérleg kapacitásától függően).

Ha a mérleget egy adott súlyra szeretné kalibrálni, adjon hozzá 100 g (a mérleg kapacitásától függően) standard kalibrációs súlyt, várjon 3-4 másodpercet, amíg az LCD kijelzőn megjelenik a „PASS“, majd a „100.0“. Tegye el a kalibráló súlyt, és nyomja meg az ON/OFF gombot a mérleg kikapcsolásához.

Tára mérlegelés:

Kapcsolja be a mérleget a fent leírtak szerint. Helyezze a tarérozandó tárgyat az emelvényre. Nyomja meg a TARE gombot, és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a „0.0“ (vagy „0.00“). Adj a hozzá a „tétel nettó súlyát“.

ELSŐDLEGES ELEMÉK ÉS AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A fogyasztóknak a törvény értelmében a használt primer elemeket és akkumulátorokat (újratölthető elemeket) a kiskereskedelmi gyűjtődobozokban kell elhelyezniük, amelyek mindenhol rendelkezésre állnak, ahol primer elemeket és akkumulátorokat (újratölthető elemeket) árusítanak. Az önkormányzatok a használt primer elemeket és akkumulátorokat (újratölthető elemeket) is visszaveszik, például az újrahasznosító központokban. A szelektív gyűjtés egyrészt távol tartja a szennyező anyagokat a háztartási hulladéktól és a környezettől, másrészt lehetővé teszi értékes anyagok, például acél, cink és nikkel visszanyerését.

A készüléket a nemzeti jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kidobni. A kábelek elvágásával tegye használhatatlanná a készüléket, és a kijelölt visszavételi rendszeren keresztül ártalmatlanítsa. Ha a készülék izzókat tartalmaz, azokat a kijelölt visszavételi rendszeren keresztül kell kidobni.

Kérdezze meg szakkereskedőjét.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

Witamy na stronie FIAP GmbH.

Kupując produkt **AquaProof® LaborScale 3.000** - cyfrowa waga laboratoryjna dokonaliście Państwo bardzo dobrego wyboru. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z produktem. Wszystkie prace przy i z tym urządzeniem mogą być wykonywane tylko zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Należy pamiętać o przestrzeganiu instrukcji bezpieczeństwa w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku zmiany właściciela prosimy o przekazanie instrukcji obsługi.

PRZEZNACZENIE

AquaProof® LaborScale 3.000 - cyfrowa waga laboratoryjna, zwana dalej cyfrową wagą laboratoryjną, może być używana wyłącznie do ważenia. Również wszystkie inne części wchodzące w zakres dostawy mogą być wykorzystywane tylko w tym kontekście.

NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE

Urządzenie może stwarzać zagrożenie dla osób, jeśli nie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i jeśli jest niewłaściwie obsługiwane.

Urządzenie może stwarzać zagrożenie dla osób, jeżeli jest używane niezgodnie z przeznaczeniem. W przypadku nieprawidłowego użytkowania wygasa nasza odpowiedzialność oraz ogólne zezwolenie na eksploatację.

DEKLARACJA PRODUCENTA CE

Zgodnie z dyrektywą WE EMC (2014/30/EU) oraz dyrektywą niskonapięciową. (2014/35/UE) deklarujemy zgodność.

Zastosowano następujące standardy zharmonizowane:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Należy pamiętać o przestrzeganiu instrukcji bezpieczeństwa w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu.

W przypadku zmiany właściciela prosimy o przekazanie instrukcji następnemu właścicielowi.

AquaProof® LaborScale 3.000

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

Podczas wkładania baterii głównych należy upewnić się, że polaryzacja jest prawidłowa. Wyjmij baterie podstawowe, jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekami. Nieszczelne lub uszkodzone akumulatory główne mogą spowodować oparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą. Dlatego podczas pracy z uszkodzonymi bateriami głównymi należy nosić rękawice ochronne. Baterie podstawowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozostawiać baterii podstawowych leżących swobodnie, ponieważ mogą one zostać połączone przez dzieci lub zwierzęta domowe. Wszystkie baterie podstawowe powinny być wymienione w tym samym czasie. Wymieszanie w urządzeniu starych i nowych baterii pierwotnych może spowodować ich rozszczelnienie i uszkodzenie urządzenia. Nie wolno demontować, zwierzać ani wrzucać baterii pierwotnych do ognia. Nigdy nie próbuj ładować akumulatorów podstawowych, których nie da się naładować. Istnieje ryzyko wybuchu!

USTAWIENIE I ROZPOCZĘCIE PRACY

Ta elektroniczna waga cyfrowa jest wygodna do noszenia, dokładnie waży i działa niezawodnie. Przed pierwszym użyciem może być konieczna kalibracja wagi. Nie należy narażać wagi na działanie ekstremalnego ciepła lub zimna. Najlepiej działa w normalnej temperaturze pokojowej. Przed użyciem waga powinna zaaklimatyzować się w normalnej temperaturze pokojowej przez co najmniej jedną godzinę. Daj swojej wadze wystarczająco dużo czasu na rozgrzanie się. Zwykle 30-60 sekund przed kalibracją, aby pozwolić wewnętrznym komponentom na wystarczające dostosowanie. Przechowuj swoją wagę w czystym środowisku. Kurz, brud, wilgoć, wibracje, prądy powietrza i bliskie sąsiedztwo innych urządzeń elektronicznych mogą wpływać na niezawodność i dokładność wagi.

Z wagą należy obchodzić się ostrożnie. Umieścić wszystkie ważne przedmioty ostrożnie na powierzchni magazynowej. Chociaż waga jest bardzo wytrzymała, należy unikać szorstkiego obchodzenia się z nią, ponieważ może to trwale uszkodzić wewnętrzny czujnik.

Unikaj potrząsania, upuszczania lub innych wstrząsów wagi. Jest to precyzyjny instrument i należy się z nim obchodzić wyjątkowo ostrożnie.

Wagę obsługiwać tylko na stabilnej, wolnej od drgań powierzchni.

Ponadto posiada następujące funkcje: Tara, Auto-Off, funkcja liczenia, wymiana jednostek oraz wyświetlacz LCD.

Zainstalować akumulator:

Otwórz pokrywę baterii z tyłu wagi, włóż do wagi 2 sztuki baterii 1,5 V x 2 AAA, zwróć uwagę na polaryzację baterii, następnie zamknij pokrywę.

Obsługa:

Umieść wagę na równej, płaskiej powierzchni i naciśnij przełącznik ON/OFF. Poczekaj, aż wyświetli się „0.0“. Umieścić obiekt(y) na platformie wagowej.



Funkcja liczenia:

Umieść odpowiednią ilość towaru, którą chcesz zaliczyć do próbki (25, 50, 75, 100). Naciśnij i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk „pcs”, następnie wyświetli się „100”. Naciśnij przycisk „MODE” i zobaczysz (25, 50, 75, 100). Proszę wybrać numer, który ma być użyty jako numer próbki. Następnie naciśnij przycisk „szt”, aby potwierdzić wybór. Teraz możesz umieścić towar, który chcesz policzyć na środku platformy, a wyświetlacz LCD pokaże aktualną liczbę towarów na platformie.

Kalibracja:

Kalibracja standardowa (gdy po włączeniu wagi na wyświetlaczu LCD pojawi się „0.0” lub „OUE2”), włączyć wagę przyciskiem „ON/OFF”, nacisnąć i przytrzymać przycisk „MODE”, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „CAL”. Następnie naciśnij ponownie przycisk „MODE” po tym, jak na wyświetlaczu LCD pojawi się trzykrotnie napis „CAL” oraz „100.0” (w zależności od pojemności Twojej wagi).

Jeśli chcesz skalibrować wagę do określonej masy, dodaj 100 g (w zależności od pojemności wagi) standardowego odważnika kalibracyjnego, odczekaj 3 - 4 sekundy, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „PASS”, a następnie „100.0”. Odłóż odważnik kalibracyjny i naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć wagę.

Ważenie na tarze:

Włączyć wagę w sposób opisany powyżej. Umieścić element, który ma być wytarowany na platformie. Naciśnąć TARE i poczekać, aż wyświetli się „0.0” (lub „0.00”). Dodaj „wagę netto przedmiotu”.

Specyfikacje:

Waży do 3.000 g z dokładnością do 0,01 g dla 100 - 600 g i 0,1 g dla 1.000 - 3.000 g. Waga waży w jednostkach g, oz, dwt i gn i automatycznie wyłącza się po 30 sekundach bez pracy. Temperatura pracy to 10-30°C. Wymiary samej wagi to 145 x 145 x 24 mm, a waga wynosi 291 g. Dodatkowo waga posiada dołączony pokrowiec ochronny.

USUWANIE BATERII I AKUMULATORÓW GŁÓWNYCH

Konsumenci są zobowiązani ustawowo do wyrzucania zużytych baterii i akumulatorów (baterii wielokrotnego ładowania) do pojemników do zbiórki detalicznej dostępnych wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie i akumulatory (baterie wielokrotnego ładowania). Gminy odbierają również zużyte baterie i akumulatory (baterie wielokrotnego użytku), np. w punktach recyklingu. Z jednej strony selektywna zbiórka zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do odpadów domowych i środowiska, z drugiej zaś umożliwia odzyskanie cennych materiałów, takich jak stal, cynk i nikiel.

Urządzenie musi zostać zutylizowane zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi. Tego urządzenia nie wolno wyrzucać jako odpadu domowego. Uczynić urządzenie niezdadnym do użytku poprzez przecięcie kabli i zutylizuj je poprzez wyznaczony system odbioru. Jeśli urządzenie zawiera żarówki, należy je zutylizować poprzez przeznaczony do tego celu system zwrotów.

Zapytaj swojego specjalistycznego dealera.

AquaProof® LaborScale 3.000

POZNÁMKY K TOMUTO NÁVODU K OBSLUZE

Vítejte ve společnosti FIAP GmbH.

Zakoupením produktu AquaProof® LaborScale 3.000 - digitální laboratorní váhy jste učinili velmi dobrou volbu. Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze a seznámte se s výrobkem. Veškeré práce na tomto zařízení a s tímto zařízením smějí být prováděny pouze v souladu s tímto návodem k obsluze. Dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů pro správné a bezpečné používání. Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě. Pokud se změní majitel, předejte mu návod k obsluze.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

AquaProof® LaborScale 3.000 - digitální laboratorní váhy, dále jen digitální laboratorní váhy, lze používat pouze k vážení. Všechny ostatní části, které jsou součástí dodávky, lze rovněž použít pouze v tomto kontextu.

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ

Nebezpečí pro osoby může vzniknout, pokud se tento přístroj nepoužívá k určenému účelu nebo pokud je nesprávně použit.

Pokud se tento spotřebič nepoužívá v souladu s určením, může dojít k ohrožení osob. V případě nesprávného použití zaniká naše odpovědnost i všeobecná provozní licence.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE CE

V souladu se směrnicí ES o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) a směrnicí o nízkém napětí.

(2014/35/EU) prohlašujeme shodu.

Byly použity následující harmonizované normy:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Pro správné a bezpečné používání dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě. Pokud dojde ke změně vlastníka, předejte prosím pokyny dalšímu vlastníkovi.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERIÍM

Při vkládání primárních baterií dbejte na správnou polaritu. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte primární baterie, aby nedošlo k jejich poškození v důsledku vytečení. Vytékající nebo poškozené primární baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit popáleniny kyselinou. Při manipulaci s poškozenými primárními bateriemi byste proto měli používat ochranné rukavice. Primární baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte primární baterie volně ležet, protože by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata. Všechny primární baterie by měly být vyměněny současně. Míchání starých a nových primárních baterií ve spotřebiči může způsobit jejich vytečení a poškození spotřebiče. Primární baterie nerozebírejte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně. Nikdy se nepokoušejte nabíjet primární baterie, které nelze dobíjet. Hrozí nebezpečí výbuchu!

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ

Tato elektronická digitální váha se pohodlně přenáší, přesně váží a spolehlivě funguje. Před prvním použitím může být nutné váhu zkalkulovat. Váhu nevystavujte extrémnímu teplu ani chladu. Nejlépe funguje při běžné pokojové teplotě. Váha by se měla před použitím aklimatizovat na běžnou pokojovou teplotu po dobu nejméně jedné hodiny. Dejte váze dostatek času na zahřátí. Obvykle 30-60 sekund před kalibrací, aby se vnitřní součásti dostatečně přizpůsobily. Váhu uchovávejte v čistém prostředí. Prach, nečistoty, vlhkost, vibrace, vzdušné proudy a blízkost jiných elektronických zařízení mohou ovlivnit spolehlivost a přesnost váhy.

S váhou zacházejte opatrně. Všechny vážené předměty pečlivě položte na odkládací plochu. Přestože je váha velmi robustní, vyvarujte se hrubého zacházení, protože by mohlo dojít k trvalému poškození vnitřního snímače.

S váhou netřeste, neupusťte ji ani s ní jinak neotřásejte. Jedná se o přesný přístroj, se kterým je třeba zacházet velmi opatrně.

Váhu používejte pouze na stabilním povrchu bez vibrací.

Dále má následující funkce: Tárování, automatické vypnutí, funkce počítání, výměna jednotek a LCD displej.

Nainstalujte baterii:

Otevřete kryt baterií na zadní straně váhy, vložte do váhy 2 kusy baterií 1,5 V x 2 AAA, dbejte na polaritu baterií a kryt zavřete.

Provoz:

Položte váhu na rovný povrch a stiskněte vypínač. Počkejte, dokud se nezobrazí „0.0“. Umístěte předmět(y) na vážicí plošinu.

Funkce počítání:

Vložte příslušné množství zboží, které chcete započítat jako vzorek (25, 50, 75, 100).

Stiskněte a podržte tlačítko „pcs“ po dobu dvou sekund, poté se zobrazí „100“. Stiskněte tlačítko „MODE“ a zobrazí se (25, 50, 75, 100). Vyberte číslo, které chcete použít jako číslo vzorku. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka „pcs“.

Nyní můžete zboží, které chcete spočítat, umístit do středu plošiny a na displeji LCD se zobrazí aktuální počet zboží na plošině.

AquaProof® LaborScale 3.000

Kalibrace:

Standardní kalibrace (když se po zapnutí váhy na LCD displeji zobrazí „0,0“ nebo „OUE2“), zapněte váhu stisknutím tlačítka „ON/OFF“, stiskněte a podržte tlačítko „MODE“, dokud se na LCD displeji nezobrazí „CAL“. Poté znovu stiskněte tlačítko „MODE“ poté, co se na LCD displeji třikrát zobrazí „CAL“ a „100,0“ (v závislosti na kapacitě vaší váhy).

Pokud chcete váhu kalibrovat na určitou hmotnost, přidejte 100 g (v závislosti na kapacitě váhy) standardního kalibračního závaží, počkejte 3 - 4 sekundy, dokud se na LCD displeji nezobrazí „PASS“ a poté „100.0“. Odložte kalibrační závaží a stisknutím tlačítka ON/OFF váhu vypněte.

Vážení táry:

Váhu zapněte podle výše uvedeného popisu. Položte předmět, který má být upraven, na plošinu. Stiskněte tlačítko TARE a počkejte, dokud se nezobrazí „0.0“ (nebo „0.00“). Přidejte „čistou hmotnost položky“.

Specifikace:

Váží až do 3 000 g s přesností 0,01 g pro 100 - 600 g a 0,1 g pro 1 000 - 3 000 g. Váha váží v jednotkách g, oz, dwt a gn a automaticky se vypne po 30 sekundách bez provozu. Provozní teplota je 10-30 °C. Rozměry samotné váhy jsou 145 x 145 x 24 mm a hmotnost 291 g. Váha se navíc dodává s přiloženým ochranným krytem.

LIKVIDACE PRIMÁRNÍCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

Spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdávat použité primární baterie a akumulátory (dobíjecí baterie) do sběrných boxů, které jsou k dispozici všude tam, kde se prodávají primární baterie a akumulátory (dobíjecí baterie). Obce také přijímají zpětně použité primární baterie a akumulátory (dobíjecí baterie), například v recyklačních centrech. Oddělený sběr na jedné straně chrání před znečišťujícími látkami v domovním odpadu a v životním prostředí, na druhé straně umožňuje zpětné získávání cenných materiálů, jako je ocel, zinek a nikl.

Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Znehodnoťte spotřebič přestřížením kabelů a zlikvidujte jej prostřednictvím určeného systému zpětného odběru.

Pokud spotřebič obsahuje žárovky, zlikvidujte je prostřednictvím určeného systému zpětného odběru.

Zeptejte se svého specializovaného prodejce.



OBSERVAȚII PRIVIND ACESTE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Bine ați venit la FIAP GmbH.

Prin cumpărarea produsului **AquaProof® LaborScale 3.000** - balanță digitală de laborator ați făcut o alegere foarte bună. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și familiarizați-vă cu produsul. Toate lucrările la și cu acest dispozitiv trebuie efectuate numai în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Asigurați-vă că respectați instrucțiunile de siguranță pentru o utilizare corectă și sigură. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur. În cazul în care proprietarul se schimbă, vă rugăm să transmiteți instrucțiunile de utilizare.

UTILIZAREA PRECONIZATĂ

AquaProof® LaborScale 3.000 - balanță digitală de laborator, denumită în continuare balanță digitală de laborator, poate fi utilizată numai pentru cântărire. De asemenea, toate celelalte piese incluse în volumul de livrare pot fi utilizate numai în acest context.

UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE

Acest dispozitiv poate prezenta pericole pentru persoane dacă nu este utilizat în scopul prevăzut sau dacă este utilizat în mod necorespunzător.

Acest aparat poate prezenta pericole pentru persoane dacă nu este utilizat conform destinației. În cazul unei utilizări necorespunzătoare, răspunderea noastră, precum și autorizația generală de funcționare expiră.

DECLARAȚIA CE A PRODUCĂTORULUI

În conformitate cu Directiva CE Directiva EMC (2014/30/UE) și cu Directiva privind joasă tensiune

(2014/35/UE), declarăm conformitatea.

Au fost aplicate următoarele standarde armonizate:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere. Asigurați-vă că respectați instrucțiunile de siguranță pentru o utilizare corectă și sigură. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur.

În cazul unei schimbări de proprietar, vă rugăm să transmiteți instrucțiunile următorului proprietar.

AquaProof® LaborScale 3.000

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII

Când introduceți bateriile primare, asigurați-vă că polaritatea este corectă. Scoateți bateriile primare dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, pentru a evita deteriorarea din cauza scurgerilor. Bateriile primare care prezintă scurgeri sau sunt deteriorate pot provoca arsuri cu acid dacă intră în contact cu pielea. Prin urmare, trebuie să purtați mănuși de protecție atunci când manipulați bateriile primare deteriorate. Țineți bateriile primare departe de copii. Nu lăsați bateriile primare la vedere, deoarece ar putea fi înghițite de copii sau animale de companie. Toate bateriile primare trebuie înlocuite în același timp. Amestecarea bateriilor primare vechi și noi în aparat poate provoca scurgeri ale bateriilor primare și deteriorarea aparatului. Nu dezasamblați, nu scurtcircuitați și nu aruncați bateriile primare în foc. Nu încercați niciodată să încărcăți bateriile primare care nu pot fi reîncărcate. Există riscul de explozie!

CONFIGURAȚI ȘI ÎNCEPEȚI

Acest cântar electronic digital este comod de transportat, cântărește cu precizie și funcționează în mod fiabil. Este posibil să fie necesară calibrarea cântarului înainte de prima utilizare. Nu expuneți cântarul la căldură sau frig extrem. Funcționează cel mai bine la temperatura normală a camerei. Balanța trebuie să se aclimatizeze la temperatura normală a camerei timp de cel puțin o oră înainte de utilizare. Acordați cântarului dumneavoastră timp suficient pentru a se încălzi. De obicei, 30-60 de secunde înainte de calibrare pentru a permite componentelor interne să se ajusteze suficient. Păstrați cântarul într-un mediu curat. Praful, murdăria, umiditatea, vibrațiile, curenții de aer și apropierea de alte echipamente electronice pot afecta fiabilitatea și precizia cântarului dumneavoastră.

Manipulați cântarul cu grijă. Așezați cu grijă toate articolele care urmează să fie cântărite pe suprafața de depozitare. Deși cântarul este foarte robust, evitați manipularea dură, deoarece aceasta poate deteriora permanent senzorul intern.

Evitați să scuturați, să scăpați sau să zgâlțâiți cântarul. Acesta este un instrument de precizie și trebuie manevrat cu mare atenție.

Folosiți cântarul numai pe o suprafață stabilă, fără vibrații.

În plus, are următoarele funcții: Tare, Auto-Off, funcție de numărare, schimb de unități și un afișaj LCD.

Instalați bateria:

Deschideți capacul bateriei de pe partea din spate a cântarului, introduceți 2 bucăți de baterii AAA de 1,5 V x 2 în cântar, acordați atenție polarității bateriilor, apoi închideți capacul.

Funcționare:

Așezați cântarul pe o suprafață plană și nivelată și apăsați comutatorul ON/OFF. Așteptați până când se afișează „0.0“. Așezați obiectul (obiectele) pe platforma de cântărire.

Funcția de numărare:

Așezați cantitatea corespunzătoare de bunuri pe care doriți să le numărați ca eșantion (25, 50, 75, 100).



Apăsăți și mențineți apăsată tasta „pcs” timp de două secunde, apoi se afișează „100”. Apăsăți tasta „MODE” și veți vedea (25, 50, 75, 100). Vă rugăm să selectați numărul pe care doriți să îl utilizați ca număr de eșantion. Apoi apăsați butonul „pcs” pentru a confirma selecția.

Acum puteți plasa bunurile pe care doriți să le numărați în centrul platformei, iar ecranul LCD va afișa numărul actual de bunuri de pe platformă.

Calibrare:

Calibrarea standard (atunci când ecranul LCD afișează „0.0” sau „OUE2” după pornirea cântarului), porniți cântarul apăsând butonul „ON/OFF”, apăsați și mențineți apăsat butonul „MODE” până când pe ecranul LCD apare „CAL”. Apoi apăsați din nou butonul „MODE” după ce afișajul LCD arată „CAL” de trei ori și „100.0” (în funcție de capacitatea cântarului dumneavoastră).

Dacă doriți să calibrați cântarul la o anumită greutate, adăugați 100 g (în funcție de capacitatea cântarului dvs.) de greutate de calibrare standard, așteptați 3 - 4 secunde până când pe afișajul LCD apare „PASS” și apoi „100.0”. Puneți deoparte greutatea de calibrare și apăsați butonul ON/OFF pentru a opri cântarul.

Cântărire la tară:

Porniți cântarul așa cum este descris mai sus. Așezați elementul care urmează să fie tarat pe platformă. Apăsăți TARE și așteptați până când se afișează „0.0” (sau „0.00”). Adăugați „greutatea netă a articolului”.

Specificații:

Cântărește până la 3.000 g cu o precizie de 0,01 g pentru 100 - 600 g și de 0,1 g pentru 1.000 - 3.000 g. Cântarul cântărește în unități de măsură de g, oz, dwt și gn și se oprește automat după 30 de secunde fără funcționare. Temperatura de funcționare este de 10-30 °C. Dimensiunile cântarului în sine sunt de 145 x 145 x 24 mm, iar greutatea este de 291 g. În plus, cântarul este însoțit de un capac de protecție.

ELIMINAREA BATERIILOR ȘI ACUMULATORILOR PRIMARI

Consumatorii sunt obligați prin lege să arunce bateriile primare și acumulatorii (baterii reîncărcabile) uzați în cutiile de colectare cu amănuntul disponibile oriunde se vând baterii primare și acumulatorii (baterii reîncărcabile). De asemenea, municipalitățile recuperează bateriile primare și acumulatorii uzați (baterii reîncărcabile), de exemplu la centrele de reciclare. Pe de o parte, colectarea selectivă ține departe de deșeurile menajere și de mediul înconjurător poluanții; pe de altă parte, permite recuperarea unor materiale valoroase, cum ar fi oțelul, zincul și nichelul.

Aparatul trebuie să fie eliminat în conformitate cu cerințele legale naționale. Acest aparat nu trebuie să fie aruncat ca deșeu menajer. Faceți aparatul inutilizabil prin tăierea cablurilor și eliminați-l prin intermediul sistemului de preluare desemnat.

În cazul în care aparatul conține becuri, eliminați-le prin intermediul sistemului de returnare desemnat.

Adresați-vă dealerului dumneavoastră specializat.

AquaProof® LaborScale 3.000

БЕЛЕЖКИ КЪМ НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Добре дошли във FIAP GmbH.

Закупувайки продукта AquaProof® LaborScale 3.000 - цифрова лабораторна везна, вие сте направили много добър избор. Преди да използвате устройството за първи път, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация и се запознайте с продукта. Всички работи по и с това устройство могат да се извършват само в съответствие с тези инструкции за експлоатация. Задължително спазвайте инструкциите за безопасност за правилна и безопасна употреба. Съхранявайте тези инструкции за експлоатация на сигурно място. Ако собственикът се смени, моля, предайте инструкциите за експлоатация.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

AquaProof® LaborScale 3.000 - цифрова лабораторна везна, наричана по-долу цифрова лабораторна везна, може да се използва само за претегляне. Всички други части, включени в обхвата на доставката, също могат да се използват само в този контекст.

НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА

Опасност за хората може да възникне от това устройство, ако то не се използва по предназначение или ако се използва неправилно. Ако този уред не се използва по предназначение, може да възникне опасност за хората. В случай на неправилна употреба нашата отговорност, както и общият лиценз за експлоатация, се прекратяват.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕ

В съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост на ЕС (2014/30/ЕС) и Директивата за ниско напрежение

Приложени са следните хармонизирани стандарти:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.

Деца не трябва да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор. Задължително спазвайте инструкциите за безопасност за правилна и безопасна употреба. Съхранявайте тези инструкции на сигурно място.

При промяна на собственика, моля, предайте инструкциите на следващия собственик.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИЯТА

Когато поставяте основните батерии, се уверете, че полярността е правилна. Ако няма да използвате устройството дълго време, извадете основните батерии, за да избегнете повреда поради изтичане. Изтичащи или повредени първични батерии могат да причинят киселинни изгаряния при контакт с кожата. Затова трябва да носите защитни ръкавици, когато работите с повредени първични батерии. Съхранявайте първичните батерии на място, недостъпно за деца. Не оставяйте първичните батерии свободно, тъй като те могат да бъдат погълнати от деца или домашни любимци. Всички основни батерии трябва да се сменят едновременно. Смесването на стари и нови първични батерии в уреда може да доведе до изтичане на първичните батерии и повреда на уреда. Не разглобявайте, не свързвайте накъсо и не хвърляйте първичните батерии в огъня. Никога не се опитвайте да зареждате първични батерии, които не могат да бъдат презареждани. Съществува риск от експлозия!

НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Тази електронна цифрова везна е удобна за носене, тежи точно и работи надеждно. Възможно е да се наложи калибриране на везната преди първата ѝ употреба. Не излагайте везната на екстремна топлина или студ. Работи най-добре при нормална стайна температура. Преди употреба везната трябва да се аклиматизира към нормалната стайна температура за поне един час. Дайте на везната си достатъчно време да загрее. Обикновено 30-60 секунди преди калибрирането, за да се даде възможност на вътрешните компоненти да се настроят достатъчно. Съхранявайте везната си в чиста среда. Прахът, мръсотията, влагата, вибрациите, въздушните течения и близостта до друго електронно оборудване могат да повлияят на надеждността и точността на вашата везна.

Работете внимателно с везната. Поставете внимателно всички елементи, които трябва да бъдат претеглени, върху повърхността за съхранение. Въпреки че везната е много здрава, избягвайте грубо боравене с нея, тъй като това може да доведе до трайно увреждане на вътрешния сензор.

Избягвайте да разклащате, изпускате или по друг начин да разклащате везната. Това е прецизен инструмент и с него трябва да се работи изключително внимателно.

Работете с везната само върху стабилна повърхност без вибрации.

Освен това той има следните функции: Тара, автоматично изключване, функция за броене, смяна на единици и LCD дисплей.

Монтирайте батерията:

Отворете капака на батериите на гърба на везната, поставете 2 броя 1,5 V x 2 батерии AAA във везната, като обърнете внимание на полярността на батериите, след което затворете капака.

Работа:

Поставете везната върху равна, плоска повърхност и натиснете превключвателя за включване/изключване. Изчакайте, докато се покаже „0.0“. Поставете обекта(ите) върху платформата за претегляне.

Функция за броене: Поставете съответното количество стоки, което искате да отчетете като извадка (25, 50, 75, 100).

AquaProof® LaborScale 3.000

Натиснете и задръжте клавиша „pcs“ за две секунди, след което на дисплея се показва „100“. Натиснете клавиша „MODE“ и ще видите (25, 50, 75, 100). Моля, изберете номера, който искате да използвате като номер на извадката. След това натиснете бутона „pcs“, за да потвърдите избора.

Сега можете да поставите стоките, които искате да преброите, в центъра на платформата и LCD дисплеят ще покаже текущия брой стоки на платформата.

Калибриране:

Стандартно калибриране (когато след включване на везната LCD дисплеят показва „0.0“ или „OUE2“), включете везната, като натиснете бутона „ON/OFF“, натиснете и задръжте бутона „MODE“, докато LCD дисплеят покаже „CAL“. След това натиснете отново бутона „MODE“, след като на LCD дисплея се появи три пъти „CAL“ и „100.0“ (в зависимост от капацитета на вашата везна).

Ако искате да калибрирате везната за определено тегло, добавете 100 g (в зависимост от капацитета на везната) стандартна калибрираща тежест, изчакайте 3-4 секунди, докато на LCD дисплея се покаже „PASS“ и след това „100.0“. Приберете калибриращата тежест и натиснете бутона ON/OFF, за да изключите везната.

Претегляне на тара:

Включете везната, както е описано по-горе. Поставете елемента, който трябва да се подравни, върху платформата. Натиснете TARE и изчакайте, докато се покаже „0.0“ (или „0.00“). Добавете „нетното тегло на артикула“.

Спецификации:

Претегля до 3000 g с точност до 0,01 g за 100-600 g и до 0,1 g за 1000-3000 g. Везната претегля в единици g, oz, dwt и gp и се изключва автоматично след 30 секунди без работа. Работната температура е 10-30 °C. Размерите на самата везна са 145 x 145 x 24 mm, а теглото ѝ е 291 g. Освен това везната се предлага с придружаващ защитен капак.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПЪРВИЧНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Законът изисква от потребителите да изхвърлят използваните първични батерии и акумулатори (презареждащи се батерии) в кутиите за събиране на дребно, които са на разположение навсякъде, където се продават първични батерии и акумулатори (презареждащи се батерии). Общините също така приемат обратно отработените първични батерии и акумулатори (презареждащи се батерии), например в центровете за рециклиране. От една страна, разделното събиране предпазва битовите отпадъци и околната среда от замърсители, а от друга - позволява възстановяването на ценни материали като стомана, цинк и никел.

Уредът трябва да се изхвърля в съответствие с националните законови изисквания. Този уред не трябва да се изхвърля като битови отпадъци. Направете уреда неизползваем, като отрежете кабелите и го изхвърлете чрез определената система за обратно приемане. Ако уредът съдържа електрически крушки, изхвърлете ги чрез определената система за връщане.

Попитайте вашия специализиран търговец.



ПРИМІТКИ ДО ЦЬОГО ПОСІБНИКА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ласкаво просимо до FIAP GmbH.

Купуючи товар AquaProof® LaborScale 3.000 - цифрові лабораторні ваги Ви зробили дуже хороший вибір. Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та ознайомтеся з виробом. Всі роботи на цьому пристрої та з ним дозволяється проводити тільки відповідно до цієї інструкції з експлуатації. Обов'язково дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки для правильного та безпечного використання. Зберігайте цю інструкцію з експлуатації в безпечному місці. При зміні власника, будь ласка, передайте інструкцію з експлуатації.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Ваги AquaProof® LaborScale 3.000 - LaborScale 3.000, надалі - ваги лабораторні цифрові, можуть використовуватися тільки для зважування. Всі інші частини, що входять в комплект поставки, також можуть використовуватися тільки в цьому контексті.

НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Небезпека для людей може виникнути через цей пристрій, якщо він використовується не за призначенням або неналежним чином.

Якщо прилад використовується не за призначенням, він може становити небезпеку для людей. У разі неналежного використання наша відповідальність, а також генеральна ліцензія на експлуатацію припиняють свою дію.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА СЕ

Відповідно до Директиви ЄС про електромагнітну сумісність (2014/30/EU) та Директиви про низьку напругу (2014/35/ЄС) ми декларуємо відповідність.

Були застосовані наступні гармонізовані стандарти:
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.

AquaProof® LaborScale 3.000

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ АКУМУЛЯТОРІВ

При встановленні первинних батарей переконайтеся, що полярність дотримана. Вийміть основні батареї, якщо ви не збираєтеся використовувати пристрій протягом тривалого часу, щоб уникнути пошкодження через витік. Негерметичні або пошкоджені первинні батареї можуть спричинити кислотні опіки при контакті зі шкірою. Тому під час роботи з пошкодженими первинними батареями слід носити захисні рукавички. Зберігайте первинні батареї в недоступному для дітей місці. Не залишайте первинні батареї у вільному доступі, оскільки їх можуть проковтнути діти або домашні тварини. Всі первинні батареї повинні бути замінені одночасно. Змішування старих і нових первинних батарей у приладі може призвести до витоків первинних батарей і пошкодження приладу. Не розбирайте, не замикайте і не кидайте у вогонь первинні елементи живлення. Ніколи не намагайтеся заряджати первинні батареї, які не підлягають перезарядці. Існує загроза вибуху!

НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Ці електронні цифрові ваги зручно носити з собою, вони точно зважують і надійно працюють. Перед першим використанням може знадобитися калібрування шкали. Не піддавайте ваги впливу сильної спеки або холоду. Найкраще працює при звичайній кімнатній температурі. Перед використанням ваги повинні акліматизуватися при нормальній кімнатній температурі принаймні протягом однієї години. Дайте вагам достатньо часу для прогріву. Зазвичай за 30-60 секунд до калібрування, щоб дати можливість внутрішнім компонентам достатньо відрегулюватися. Зберігайте ваги в чистому середовищі. Пил, бруд, волога, вібрація, повітряні потоки і близьке розташування до іншого електронного обладнання можуть вплинути на надійність і точність роботи Ваших ваг.

Поводьтеся з вагами обережно. Обережно покладіть всі предмети, що підлягають зважуванню, на поверхню для зберігання. Незважаючи на те, що ваги дуже міцні, уникайте грубого поводження з ними, оскільки це може призвести до постійного пошкодження внутрішнього датчика.

Уникайте трясіння, падіння або іншого впливу на ваги. Це високоточний інструмент, і з ним потрібно поводитися дуже обережно.

Експлуатуйте ваги тільки на стійкій, вільній від вібрацій поверхні.

Крім того, він виконує наступні функції: Тарування, автоматичне вимкнення, функція підрахунку, заміна одиниць виміру та РК-дисплей.

Встановіть акумулятор:

Відкрийте кришку батарейного відсіку на задній панелі ваг, вставте в ваги 2 штуки батарейок типу 1,5 В x 2 AAA, зверніть увагу на полярність батарейок, після чого закрийте кришку.

Операція:

Помістіть ваги на рівну, плоску поверхню і натисніть перемикач ON/OFF (Увімкнути/Вимкнути). Зачекати, поки на дисплеї не з'явиться „0.0“. Помістіть об'єкт(и) на вагову платформу.



Функція підрахунку:

Помістіть відповідну кількість товару, яку ви хочете порахувати як зразок (25, 50, 75, 100). Натисніть і утримуйте клавішу „шт“ протягом двох секунд, після чого на екрані відобразиться „100“. Натисніть клавішу „MODE“ і ви побачите (25, 50, 75, 100). Будь ласка, оберіть номер, який ви хочете використовувати як номер зразка. Потім натисніть кнопку „шт“ для підтвердження вибору.

Тепер ви можете розмістити товар, який хочете порахувати, в центрі платформи, і на РК-дисплеї відобразиться поточна кількість товару на платформі.

Калібрування: Стандартне калібрування (коли після увімкнення ваг на РК-дисплеї відображається „0.0“ або „OUE2“), увімкнути ваги натисканням кнопки „ON/OFF“, натиснути та утримувати кнопку „MODE“ до появи на РК-дисплеї напису „CAL“. Потім знову натисніть кнопку „MODE“ після того, як на РК-дисплеї тричі з'явиться напис „CAL“ і „100.0“ (в залежності від ємності Ваших ваг).

Якщо Ви бажаєте відкалібрувати ваги на певну вагу, додайте 100 г (в залежності від місткості Ваших ваг) стандартної калібрувальної гирі, зачекайте 3 - 4 секунди, поки на РК-дисплеї не з'явиться напис „PASS“, а потім „100.0“. Приберіть калібрувальну гирю і натисніть кнопку ON/OFF, щоб вимкнути ваги.

Зважування тари: Увімкніть ваги, як описано вище. Помістіть товар, що підлягає таруванню, на платформу. Натисніть кнопку TARE і зачекайте, поки на дисплеї не з'явиться „0.0“ (або „0.00“). Додати „вагу нетто товару“.

Технічні характеристики: Зважає до 3 000 г з точністю до 0,01 г для 100 - 600 г та 0,1 г для 1 000 - 3 000 г. Ваги зважують в одиницях g, oz, dwt та gn і автоматично вимикаються через 30 секунд бездіяльності. Робоча температура 10-30 °C. Розміри самих ваг становлять 145 x 145 x 24 мм, а вага - 291 г. Крім того, до ваг додається супровідний захисний чохол.

УТИЛІЗАЦІЯ ПЕРВИННИХ БАТАРЕЙОК ТА АКУМУЛЯТОРІВ

Закон зобов'язує споживачів викидати використані первинні батарейки та акумулятори (елементи живлення) у торговельні контейнери для збору відпрацьованих первинних батарейок та акумуляторів (елементів живлення), які знаходяться у місцях продажу первинних батарейок та акумуляторів (елементів живлення). Муніципалітети також приймають відпрацьовані первинні батарейки та акумулятори (акумуляторні батареї), наприклад, у пунктах прийому вторинної сировини. З одного боку, роздільний збір запобігає потраплянню забруднюючих речовин у побутові відходи та навколишнє середовище, а з іншого - дозволяє відновлювати цінні матеріали, такі як сталь, цинк та нікель.

Прилад необхідно утилізувати відповідно до вимог національного законодавства. Цей прилад не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Зробіть прилад непридатним для використання, перерізавши кабелі, та утилізуйте його через спеціальну систему прийому відходів.

Якщо прилад містить лампочки, утилізуйте їх через спеціальну систему утилізації.

Зверніться до свого спеціалізованого дилера.

AquaProof® LaborScale 3.000

ПРИМЕЧАНИЯ К ДАННОМУ РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Добро пожаловать в компанию FIAP GmbH.

Приобретая товар AquaProof® LaborScale 3.000 - цифровые лабораторные весы, вы сделали очень правильный выбор. Перед первым использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с устройством. Все работы с данным устройством разрешается выполнять только в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. Обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности для правильного и безопасного использования. Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте. При смене владельца передайте ему инструкцию по эксплуатации.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

AquaProof® LaborScale 3.000 - цифровые лабораторные весы, в дальнейшем именуемые цифровыми лабораторными весами, могут использоваться только для взвешивания. Все остальные детали, входящие в комплект поставки, также могут использоваться только в этом контексте.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Опасность для людей может возникнуть при использовании данного устройства не по назначению и при ненадлежащем обращении с ним.

При использовании данного прибора не по назначению может возникнуть опасность для людей. В случае ненадлежащего использования наша ответственность, а также генеральная лицензия на эксплуатацию прекращаются.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕ

В соответствии с Директивой ЕС EMC (2014/30/EU) и Директивой по низковольтному оборудованию

(2014/35/EU) мы заявляем о соответствии.

Были применены следующие гармонизированные стандарты:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.

Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание не должны проводиться детьми без присмотра. Обязательно следуйте инструкциям по технике безопасности для правильного и безопасного использования. Храните эти инструкции в надежном месте.

В случае смены владельца, пожалуйста, передайте эти инструкции следующему владельцу.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРАМИ

При установке первичных батарей убедитесь, что полярность соблюдена. Если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, извлеките первичные батареи, чтобы избежать повреждений из-за утечки. Негерметичные или поврежденные первичные батареи могут вызвать ожоги кислотой при контакте с кожей. Поэтому при работе с поврежденными первичными батареями следует надевать защитные перчатки. Храните первичные батареи в недоступном для детей месте. Не оставляйте первичные батареи в свободном доступе, так как они могут быть проглочены детьми или домашними животными. Одновременно следует заменить все основные батареи. Смешивание старых и новых первичных батарей в приборе может привести к утечке первичных батарей и повреждению прибора. Не разбирайте, не замыкайте и не бросайте первичные батареи в огонь. Никогда не пытайтесь заряжать первичные батареи, которые нельзя перезарядить. Существует опасность взрыва!

НАСТРОЙКА И НАЧАЛО РАБОТЫ

Эти электронные цифровые весы удобно носить с собой, они точно взвешивают и надежно работают. Перед первым использованием может потребоваться калибровка весов. Не подвергайте весы воздействию сильной жары или холода. Лучше всего он работает при обычной комнатной температуре. Перед использованием весы должны акклиматизироваться к нормальной комнатной температуре в течение не менее одного часа. Дайте весам достаточно времени для разогрева. Обычно за 30-60 секунд до калибровки, чтобы внутренние компоненты успели достаточно настроиться. Храните весы в чистом месте. Пыль, грязь, влага, вибрация, воздушные потоки и близкое соседство с другим электронным оборудованием могут повлиять на надежность и точность ваших весов.

Обращайтесь с весами осторожно. Аккуратно положите все взвешиваемые предметы на поверхность для хранения. Хотя весы очень прочные, избегайте грубого обращения, так как это может привести к необратимому повреждению внутреннего датчика.

Не трясите, не роняйте и не трясите весы. Это точный прибор, и обращаться с ним следует очень осторожно.

Эксплуатируйте весы только на устойчивой, не подверженной вибрации поверхности. Кроме того, он обладает следующими функциями: Тарирование, автоотключение, функция подсчета, обмен единицами измерения и ЖК-дисплей.

Установите аккумулятор:

Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне весов, вставьте в весы 2 батарейки 1,5 В x 2 AAA, обратите внимание на полярность батареек, затем закройте крышку.

Эксплуатация:

Поместите весы на ровную, плоскую поверхность и нажмите на переключатель ON/OFF. Подождите, пока на дисплее не появится „0.0“. Поместите объект(ы) на платформу для взвешивания.

Функция подсчета:

Поместите соответствующее количество товара, которое вы хотите считать за образец (25, 50, 75, 100).

AquaProof® LaborScale 3.000

Нажмите и удерживайте кнопку „pcs“ в течение двух секунд, после чего на дисплее появится „100“. Нажмите кнопку „MODE“, и вы увидите (25, 50, 75, 100). Пожалуйста, выберите номер, который вы хотите использовать в качестве номера образца. Затем нажмите кнопку „pcs“ для подтверждения выбора.

Теперь вы можете поместить товары, которые хотите посчитать, в центр платформы, а на ЖК-дисплее будет отображаться текущее количество товаров на платформе.

Калибровка: Стандартная калибровка (когда после включения весов на ЖКИ отображается „0.0“ или „0UE2“), включите весы нажатием кнопки „ON/OFF“, нажмите и удерживайте кнопку „MODE“, пока на ЖКИ не появится надпись „CAL“. Затем снова нажмите кнопку „MODE“ после того, как на ЖК-дисплее трижды появится надпись „CAL“ и „100.0“ (в зависимости от вместимости ваших весов).

Если вы хотите откалибровать весы на определенный вес, добавьте 100 г (в зависимости от грузоподъемности ваших весов) стандартного калибровочного груза, подождите 3 - 4 секунды, пока на ЖК-дисплее не появится надпись „PASS“, а затем „100.0“. Уберите калибровочный груз и нажмите кнопку ON/OFF, чтобы выключить весы.

Взвешивание тары: Включите весы, как описано выше. Поместите изделие, которое необходимо закрепить на платформе. Нажмите TARE и подождите, пока на дисплее не появится „0.0“ (или „0.00“).

Добавьте „вес нетто товара“.

Технические характеристики: Взвешивает до 3 000 г с точностью 0,01 г для 100 - 600 г и 0,1 г для 1 000 - 3 000 г. Весы взвешивают в единицах г, унции, dwt и gp и автоматически выключаются через 30 секунд бездействия. Рабочая температура составляет 10-30°C. Размеры самих весов составляют 145 x 145 x 24 мм, а вес - 291 г. Кроме того, весы поставляются с прилагаемым защитным чехлом.

УТИЛИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ БАТАРЕЙ И АККУМУЛЯТОРОВ

По закону потребители обязаны выбрасывать использованные первичные батареи и аккумуляторы (перезаряжаемые батареи) в ящики для сбора мусора, имеющиеся везде, где продаются первичные батареи и аккумуляторы (перезаряжаемые батареи). Муниципалитеты также принимают отработанные первичные батареи и аккумуляторы (перезаряжаемые батареи), например, в центрах утилизации. С одной стороны, отдельный сбор предотвращает попадание загрязняющих веществ в бытовые отходы и окружающую среду, с другой стороны, он позволяет извлекать ценные материалы, такие как сталь, цинк и никель.

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с требованиями национального законодательства. Этот прибор нельзя утилизировать как бытовые отходы. Приведите прибор в негодность, отрезав кабели, и утилизируйте его через специальную систему возврата.

Если в приборе имеются лампочки, утилизируйте их через специальную систему возврата.

Обратитесь к своему специализированному дилеру.



BU KULLANIM KILAVUZUNA İLİŞKİN NOTLAR

FIAP GmbH'ye hoş geldiniz.

AquaProof® LaborScale 3.000 - dijital laboratuvar terazisi ürününü satın alarak çok iyi bir seçim yaptınız. Cihazı ilk kez kullanmadan önce, kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve ürünü tanıyın. Bu cihaz üzerindeki ve bu cihazla yapılan tüm çalışmalar yalnızca bu kullanım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Doğru ve güvenli kullanım için güvenlik talimatlarına uyduğunuzdan emin olun. Bu kullanım talimatlarını güvenli bir yerde saklayın. Sahibi değişirse, lütfen kullanım talimatlarını iletin.

KULLANIM AMACI

AquaProof® LaborScale 3.000 - dijital laboratuvar terazisi, bundan böyle dijital laboratuvar terazisi olarak anılacaktır, sadece tartım için kullanılabilir. Teslimat kapsamına dahil olan diğer tüm parçalar da sadece bu bağlamda kullanılabilir.

YANLIŞ KULLANIM

Bu cihaz amacına uygun kullanılmazsa veya yanlış kullanılırsa kişiler için tehlike oluşturabilir. Amacına uygun kullanılmadığı takdirde, bu cihaz insanlar için tehlike oluşturabilir. Uygunsuz kullanım durumunda, sorumluluğumuzun yanı sıra genel işletme ruhsatı da sona erecektir.

CE ÜRETİCİ BEYANI

AT Direktifi EMC Direktifi (2014/30/EU) ve Alçak Gerilim Direktifi uyarınca (2014/35/EU) uygunluğunu beyan ederiz.

Aşağıdaki uyumlaştırılmış standartlar uygulanmıştır:
EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Doğru ve güvenli kullanım için güvenlik talimatlarına uyduğunuzdan emin olun. Bu talimatları güvenli bir yerde saklayın.

Mülkiyetin değişmesi durumunda, lütfen talimatları bir sonraki sahibine iletin.

AquaProof® LaborScale 3.000

AKÜ GÜVENLİK TALİMATLARI

Birincil pilleri yerleştirirken kutupların doğru olduğundan emin olun. Sızıntı nedeniyle hasar görmesini önlemek için üniteyi uzun süre kullanmayacaksanız birincil pilleri çıkarın. Sızıntı yapan veya hasarlı birincil aküler ciltle temas ederse asit yanıklarına neden olabilir. Bu nedenle hasarlı birincil akülerle çalışırken koruyucu eldiven giymelisiniz. Ana pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Çocuklar veya evcil hayvanlar tarafından yutulabilecekleri için birincil pilleri etrafta serbestçe bırakmayın. Tüm birincil piller aynı anda değiştirilmelidir. Eski ve yeni birincil akülerin cihazda karıştırılması birincil akülerin sızıntı yapmasına ve cihaza zarar vermesine neden olabilir. Birincil pilleri sökmeyin, kısa devre yaptırmayın veya ateşe atmayın. Yeniden şarj edilemeyen birincil aküleri asla şarj etmeye çalışmayın. Patlama riski vardır!

KURULUM VE DEVREYE ALMA

Bu elektronik dijital terazinin taşınması rahattır, doğru tartar ve güvenilir şekilde çalışır. İlk kullanımdan önce terazinin kalibre edilmesi gerekebilir. Teraziyi aşırı ısıya veya soğuğa maruz bırakmayın. En iyi normal oda sıcaklığında çalışır. Terazı kullanılmadan önce en az bir saat boyunca normal oda sıcaklığına alışmalıdır. Terazinize ısınması için yeterli zaman verin. Dahili bileşenlerin yeterince ayarlanmasına izin vermek için kalibrasyondan önce genellikle 30-60 saniye. Tartınızı temiz bir ortamda tutun. Toz, kir, nem, titreşim, hava akımları ve diğer elektronik ekipmanlara yakınlık kantarınızın güvenilirliğini ve doğruluğunu etkileyebilir. Tartıyı dikkatli kullanın. Tartılacak tüm öğeleri dikkatlice depolama yüzeyine yerleştirin. Terazı çok sağlam olmasına rağmen, dahili sensöre kalıcı olarak zarar verebileceğinden sert kullanımdan kaçının.

Teraziyi sallamaktan, düşürmekten veya başka bir şekilde sarsmaktan kaçının. Bu hassas bir alettir ve son derece dikkatli kullanılmalıdır.

Teraziyi yalnızca sabit, titreşimsiz bir yüzeyde çalıştırın.

Ayrıca, aşağıdaki işlevlere sahiptir: Dara, Otomatik Kapanma, Sayma fonksiyonu, Birim değişimi ve LCD ekran.

Aküyü takın:

Terazinin arkasındaki pil kapağını açın, 2 adet 1,5 V x 2 AAA pili teraziye yerleştirin, pillerin kutuplarına dikkat edin, ardından kapağı kapatın.

Operasyon:

Teraziyi düz, düz bir yüzeye yerleştirin ve AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. „0.0“ görüntülenene kadar bekleyin. Nesne(ler)i tartım platformuna yerleştirin.

Sayma fonksiyonu:

Numune olarak saymak istediğiniz uygun miktarda ürünü yerleştirin (25, 50, 75, 100).

„pcs“ tuşunu iki saniye basılı tutun, ardından „100“ görüntülenir. „MODE“ tuşuna bastığınızda (25, 50, 75, 100) değerlerini göreceksiniz. Lütfen örnek numara olarak kullanmak istediğiniz numarayı seçin. Ardından seçimi onaylamak için „adet“ düğmesine basın.

Şimdi saymak istediğiniz malları platformun ortasına yerleştirebilirsiniz ve LCD platformdaki mevcut mal sayısını gösterecektir.

**Kalibrasyon:**

Standart kalibrasyon (terazi açıldıktan sonra LCD'de „0.0“ veya „OUE2“ görüntülendiğinde), „ON/OFF“ düğmesine basarak teraziyi açın, LCD'de „CAL“ görüntülenene kadar „MODE“ düğmesini basılı tutun. LCD ekranda üç kez „CAL“ ve „100.0“ (terazinizin kapasitesine bağlı olarak) görüntülendikten sonra „MODE“ düğmesine tekrar basın. Teraziyi belirli bir ağırlığa kalibre etmek istiyorsanız, 100 g (terazinizin kapasitesine bağlı olarak) standart kalibrasyon ağırlığı ekleyin, LCD ekranda „PASS“ ve ardından „100.0“ görüntülenene kadar 3-4 saniye bekleyin. Kalibrasyon ağırlığını kaldırın ve tartıyı kapatmak için ON/OFF düğmesine basın.

Dara tartımı:

Teraziyi yukarıda açıklandığı gibi açın. Darası alınacak öğeyi platform üzerine yerleştirin. TARE düğmesine basın ve „0.0“ (veya „0.00“) görüntülenene kadar bekleyin. „Ürünün net ağırlığını“ ekleyin.

Özellikler:

100 - 600 g için 0,01 g ve 1.000 - 3.000 g için 0,1 g hassasiyetle 3.000 g'a kadar tartar. Terazi g, oz, dwt ve gn birimlerinde tartım yapar ve 30 saniye boyunca çalışmadığında otomatik olarak kapanır. Çalışma sıcaklığı 10-30°C'dir. Tartının boyutları 145 x 145 x 24 mm ve ağırlığı 291 g'dır. Ayrıca, terazi beraberinde bir koruyucu kapak ile birlikte gelir.

BİRİNCİL PİLLERİN VE AKÜMÜLATÖRLERİN ATILMASI

Tüketicilerin kullanılmış birincil pilleri ve akümülatörleri (şarj edilebilir piller), birincil pillerin ve akümülatörlerin (şarj edilebilir piller) satıldığı her yerde bulunan perakende toplama kutularına atmaları kanunen zorunludur. Belediyeler de örneğin geri dönüşüm merkezlerinde kullanılmış birincil pilleri ve akümülatörleri (şarj edilebilir piller) geri almaktadır. Aynı toplama bir yandan kirleticileri evsel atıklardan ve çevreden uzak tutarken, diğer yandan çelik, çinko ve nikel gibi değerli maddelerin geri kazanılmasını sağlar.

Cihaz, ulusal yasal gerekliliklere uygun olarak imha edilmelidir. Bu cihaz evsel atık olarak atılmamalıdır. Kabloları keserek cihazı kullanılamaz hale getirin ve belirlenen geri alma sistemi aracılığıyla bertaraf edin.

Cihaz ampul içeriyorsa, bunları belirlenen iade sistemi aracılığıyla atın.

Uzman satıcınıza danışın.

AquaProof® LaborScale 3.000

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καλώς ήρθατε στην FIAP GmbH.

Αγοράζοντας το προϊόν AquaProof® LaborScale 3.000 - ψηφιακός εργαστηριακός ζυγός κάνατε μια πολύ καλή επιλογή. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και εξοικειωθείτε με το προϊόν. Όλες οι εργασίες σε αυτή τη μονάδα και με αυτή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας για σωστή και ασφαλή χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας σε ασφαλές μέρος. Εάν αλλάξει ο ιδιοκτήτης, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε τις οδηγίες λειτουργίας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο ψηφιακός εργαστηριακός ζυγός AquaProof® LaborScale 3.000 - εφεξής αναφερόμενος ως ψηφιακός εργαστηριακός ζυγός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ζύγιση. Όλα τα υπόλοιπα μέρη που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παράδοσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αυτό το πλαίσιο.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ

Από τη συσκευή αυτή μπορεί να προκύψει κίνδυνος για τα άτομα, εάν δεν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και εάν ο χειρισμός της δεν είναι σωστός.

Από τη συσκευή αυτή μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άτομα, εάν δεν χρησιμοποιηθεί όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, η ευθύνη μας καθώς και η γενική άδεια λειτουργίας λήγουν.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ CE

Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για την οδηγία EMC (2014/30/ΕΕ) και την οδηγία για τη χαμηλή τάση

(2014/35/ΕΕ) δηλώνουμε συμμόρφωση.

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας για σωστή και ασφαλή χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε να μεταβιβάσετε τις οδηγίες στον επόμενο ιδιοκτήτη.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν τοποθετείτε τις πρωτεύουσες μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή. Αφαιρέστε τις πρωτεύουσες μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε ζημιές λόγω διαρροής. Οι διαρροές ή οι κατεστραμμένες πρωτεύουσες μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα από οξύ, εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Επομένως, θα πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε κατεστραμμένες πρωτογενείς μπαταρίες. Διατηρείτε τις πρωτεύουσες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τις πρωτογενείς μπαταρίες ελεύθερες, καθώς θα μπορούσαν να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όλες οι κύριες μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα. Η ανάμειξη παλαιών και νέων πρωτευουσών μπαταριών στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει διαρροή των πρωτευουσών μπαταριών και βλάβη της συσκευής. Μην αποσυναρμολογείτε, βραχυκυκλώνετε ή ρίχνετε τις πρωτεύουσες μπαταρίες σε φωτιά. Ποτέ μην επιχειρήσετε να φορτίσετε πρωτογενείς μπαταρίες που δεν μπορούν να επαναφορτιστούν. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η ηλεκτρονική ψηφιακή ζυγαριά είναι άνετη στη μεταφορά, ζυγίζει με ακρίβεια και λειτουργεί αξιόπιστα. Ενδέχεται να χρειαστεί να βαθμονομήσετε τη ζυγαριά πριν από την πρώτη χρήση. Μην εκθέτετε τη ζυγαριά σε υπερβολική ζέστη ή κρύο. Λειτουργεί καλύτερα σε κανονική θερμοκρασία δωματίου. Η ζυγαριά θα πρέπει να εγκλιματιστεί σε κανονική θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη χρήση. Δώστε στη ζυγαριά σας αρκετό χρόνο για να προθερμανθεί. Συνήθως 30-60 δευτερόλεπτα πριν από τη βαθμονόμηση, ώστε να επιτραπεί στα εσωτερικά εξαρτήματα να προσαρμοστούν επαρκώς. Διατηρείτε τη ζυγαριά σας σε καθαρό περιβάλλον. Η σκόνη, η βρωμιά, η υγρασία, οι κραδασμοί, τα ρεύματα αέρα και η γειτνίαση με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια της ζυγαριάς σας.

Χειρίζετε τη ζυγαριά με προσοχή. Τοποθετήστε προσεκτικά όλα τα προς ζύγιση αντικείμενα στην επιφάνεια αποθήκευσης. Παρόλο που η ζυγαριά είναι πολύ ανθεκτική, αποφύγετε τον σκληρό χειρισμό, καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στον εσωτερικό αισθητήρα. Αποφύγετε να κουνάτε, να ρίχνετε ή να τραντάζετε με άλλο τρόπο τη ζυγαριά. Πρόκειται για ένα όργανο ακριβείας και πρέπει να το χειρίζεστε με εξαιρετική προσοχή. Λειτουργήστε τη ζυγαριά μόνο σε σταθερή επιφάνεια χωρίς κραδασμούς.

Επιπλέον, διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες: Τάρα, αυτόματη απενεργοποίηση, λειτουργία καταμέτρησης, ανταλλαγή μονάδων και οθόνη LCD.

Τοποθετήστε την μπαταρία:

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος της ζυγαριάς, τοποθετήστε 2 τεμάχια μπαταριών 1,5 V x 2 AAA στη ζυγαριά, προσέξτε την πολικότητα των μπαταριών και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα.

Λειτουργία: Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδο, επίπεδο επιφάνεια και πατήστε το διακόπτη ON/OFF. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη „0.0“. Τοποθετήστε το(α) αντικείμενο(α) στην πλατφόρμα ζύγισης.

Λειτουργία καταμέτρησης:

Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα εμπορευμάτων που θέλετε να μετρήσετε ως δείγμα (25, 50, 75, 100).

AquaProof® LaborScale 3.000

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο „pcs“ για δύο δευτερόλεπτα, οπότε εμφανίζεται η ένδειξη „100“. Πατήστε το πλήκτρο „MODE“ και θα δείτε (25, 50, 75, 100). Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αριθμό δείγματος. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί „pcs“ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Τώρα μπορείτε να τοποθετήσετε τα εμπορεύματα που θέλετε να μετρήσετε στο κέντρο της πλατφόρμας και η οθόνη LCD θα δείχνει τον τρέχοντα αριθμό των εμπορευμάτων στην πλατφόρμα.

Βαθμονόμηση: Τυπική βαθμονόμηση (όταν στην οθόνη LCD εμφανίζεται η ένδειξη „0.0“ ή „OUE2“ μετά την ενεργοποίηση της ζυγαριάς), ενεργοποιήστε τη ζυγαριά πατώντας το κουμπί „ON/OFF“, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί „MODE“ μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη „CAL“. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί „MODE“ αφού στην οθόνη LCD εμφανιστεί τρεις φορές η ένδειξη „CAL“ και „100.0“ (ανάλογα με τη χωρητικότητα της ζυγαριάς σας). Εάν θέλετε να βαθμονομήσετε τη ζυγαριά σε ένα συγκεκριμένο βάρος, προσθέστε 100 g (ανάλογα με τη χωρητικότητα της ζυγαριάς σας) τυπικό βάρος βαθμονόμησης, περιμένετε 3 - 4 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη „PASS“ και στη συνέχεια „100.0“. Απομακρύνετε το βάρος βαθμονόμησης και πατήστε το κουμπί ON/OFF για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.

Ζύγιση με ταύρο: Ενεργοποιήστε τη ζυγαριά όπως περιγράφεται παραπάνω. Τοποθετήστε το προς ταρίχευση αντικείμενο στην πλατφόρμα. Πατήστε TARE και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη „0.0“ (ή „0.00“). Προσθέστε το „καθαρό βάρος του αντικειμένου“.

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
Προδιαγραφές: Ζυγίζει έως 3.000 g με ακρίβεια 0,01 g για 100 - 600 g και 0,1 g για 1.000 - 3.000 g. Η ζυγαριά ζυγίζει σε μονάδες g, oz, dwt και gn και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι 10-30°C. Οι διαστάσεις της ίδιας της ζυγαριάς είναι 145 x 145 x 24 mm και το βάρος της είναι 291 g. Επιπλέον, η ζυγαριά συνοδεύεται από Πατήστε το κουμπί „UNIT“ για να επιλέξετε kg, lb και oz. (1 kg = 2,2 lb = 35 oz)

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Οι καταναλωτές υποχρεούνται από το νόμο να απορρίπτουν τις χρησιμοποιημένες πρωτογενείς ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) στα κιβώτια συλλογής λιανικής πώλησης που υπάρχουν οπουδήποτε πωλούνται πρωτογενείς ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (επαναφορτιζόμενες μπαταρίες). Οι δήμοι λαμβάνουν επίσης πίσω τις χρησιμοποιημένες πρωτογενείς μπαταρίες και συσσωρευτές (επαναφορτιζόμενες μπαταρίες), για παράδειγμα στα κέντρα ανακύκλωσης. Αφενός, η χωριστή συλλογή κρατάει τους ρύπους μακριά από τα οικιακά απορρίμματα και το περιβάλλον και, αφετέρου, επιτρέπει την ανάκτηση πολύτιμων υλικών όπως ο χάλυβας, ο ψευδάργυρος και το νικέλιο.

Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις εθνικές νομικές απαιτήσεις. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακά απορρίμματα. Να καταστήσετε τη συσκευή άχρηστη κόβοντας τα καλώδια και να την απορρίψετε μέσω του καθορισμένου συστήματος επιστροφής. Εάν η συσκευή περιέχει λαμπτήρες, απορρίψτε τους μέσω του προβλεπόμενου συστήματος επιστροφής.

Ρωτήστε τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας.





FIAP GmbH

Jakob - Oswald - Str. 16
92289 Ursensollen
GERMANY

+49 9628 9213-0

info@fiap.de

www.fiap.com



Technische Änderungen vorbehalten.
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
WEEE-Reg. Nr.: DE78152045