



NAVODILA ZA UPORABO

Elektronska žepna tehtnica Kern TGD 50-3C

Kataloška št.: 21 08 021



Kazalo

1. Tehnični podatki	2
2. Vsebina paketa	2
3. Opis upravljalnih tipk.....	2
4. Upravljanje.....	3
5. Kalibracija	3
6. Pomembni napotki	4
7. Sporočila o napaki	4
8. Izjava o skladnosti	4
9. Varnostni napotki	5
Garancijski list	6
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	7
Izvirna izjava EU o skladnosti	8

1. Tehnični podatki

KERN	TGD 50-3C
Številka izdelka/tip	TTGD 50-3C-A
Ločljivost (d)	0,001 g / 0,005 ct
Območje tehtanja (maksimalno)	50 g / 250 ct
Kalibracijska utež, ni priložena (razred)	50 g (F2)
Temperatura pri delovanju	+ 10 °C ... +30 °C
Vlažnost zraka	Maksimalno 80 % vlažnost zraka (brez kondenzacije)
Samodejni izklop	Po 300 sekundah
Baterije	4 x 1,5 V baterija tipa AAA (življenjska doba baterij: 150 h)

2. Vsebina paketa


• Žepna tehtnica	• Tehtalna posoda	• Napajalni kabel
• Pokrov tehtnice	• 4 x 1,5 V baterija tipa AAA	• Navodila za uporabo

3. Opis upravljalnih tipk

ON/OFF	Vklop/izklop
MODE	Preklapljanje med enotami teže
TARE	Tariranje/ponastavitev na ničlo
PCS	Štetje kosov

4. Upravljanje

Tehtanje:

- Tehtnico postavite na stabilno in ravno površino. Tehtnico izravnajte z vijaki na nogicah, dokler se zračni mehurček v vodni tehtnici ne nahaja v ustreznem krogu. Redno preverjajte izravnavo. 
- Za vklop pritisnite tipko ON/OFF. Tehtnica izvede samotestiranje. Takoj ko se pojavi prikaz teže, je tehtnica pripravljena na tehtanje. Po potrebi ponastavite prikaz na ničlo s pritiskom tipke TARE.
- Na tehtnico postavite predmet, ki ga želite tehtati, in odčitajte rezultat tehtanja.
- S tipko MODE lahko preklapljate med razpoložljivimi enotami teže.



Tariranje:

- Namestite prazno tehtalno posodo.
- Pritisnite tipko TARE. Pojavi se prikaz ničle.
- Stehtajte želeni predmet. Prikazana je neto teža.
- Ko je tehtnica razbremenjena, je shranjena vrednost tare prikazana z negativnim predznakom.
- Za brisanje vrednosti tare razbremenite tehtalno ploščo in pritisnite tipko TARE.

Štetje kosov:

- V načinu tehtanja pritisnite tipko PCS. Tehtnica preklopi v način štetja.
- Na tehtalno površino položite referenčni predmet.
- Pritisnite in dalj časa držite tipko PCS. Prikaže se trenutno nastavljeno referenčno število kosov.
- S tipko MODE nastavite število kosov referenčnega predmeta, ki se nahaja na tehtalni površini (izberete lahko 25, 50, 75, 100), in potrdite s pritiskom tipke PCS.
- S tehtalne površine odstranite referenčni predmet.
- Po potrebi tarirajte prazno tehtalno posodo.
- Na tehtnico položite kose, ki jih želite prešteti, in odčitajte število kosov.
- S pritiskom tipke MODE se tehtnica vrne v način tehtanja.

5. Kalibracija


- Pripravite kalibracijsko utež (glejte 1. poglavje).
Informacije o kalibracijskih utežeh najdete na spletni strani: <http://www.kern-sohn.com>.
- Poskrbite za to, da se na tehtalni plošči ne nahajajo predmeti.
- V načinu tehtanja pritisnite in tako dolgo držite tipko MODE, dokler se ne pojavi prikaz <CAL>.

- Ponovno pritisnite tipko MODE in počakajte, da začne utripati vrednost teže potrebne kalibracijske uteži.
- Namestite kalibracijsko utež. Počakajte, da se pojavi prikaz <PASS>, ki mu sledi vrednost teže nameščene kalibracijske uteži. Nato je kalibracija uspešno zaključena.
- Če prikaz odstopa, je bila kalibracija neuspešna. Ponovite postopek kalibracije.

6. Pomembni napotki

- Tehnice ne preobremenite.
- Ob pojavu elektromagnetnih polj so možna velika odstopanja prikaza. Spremenite lokacijo.
- Izogibajte se visoki vlažnosti zraka, hlapom in prahu.
- Tehnica ne sme priti v neposreden stik s tekočino.
- Na tehtalni plošči ne smete puščati tehtanih predmetov.
- Tehnice nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Serijska izvedba nima protiekspluzijske zaščite.
- Tehnico redno preverjajte z eksternimi testni utežmi.
- **V primeru odpiranja ohišja izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

7. Sporočila o napaki

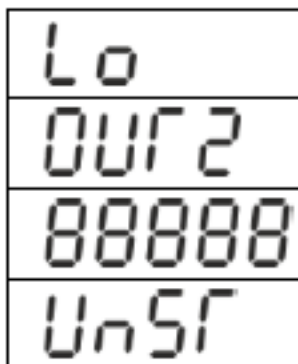

Baterije imajo nizko kapaciteto in bodo kmalu prazne. Zamenjajte baterije.

Potrebna je kalibracija (glejte 5. poglavje).

Tehtani predmet presega zmogljivost tehtnice. Zmanjšajte obremenitev.

Tehnico postavite na stabilno in ravno površino ter jo izravnajte.

8. Izjava o skladnosti

Trenutno izjavo ES/EU o skladnosti najdete na spletni strani:

www.kern-sohn.com/ce

Izvirno izjavo EU o skladnosti in njen prevod v slovenščino najdete tudi na koncu teh navodil za uporabo.

9. Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
Nemčija

Telefon: +49-[0]7433- 9933-0
Faks: +49-[0]7433-9933-149
Elektronska pošta: info@kern-sohn.com
Spletna stran: www.kern-sohn.com



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Tel: 01/78 11 240
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Elektronska žepna tehtnica Kern TGD 50-3C**
Kat. št.: **21 08 021**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Za izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, je rok za odpravo napake 30 dni, z možnostjo podaljšanja, vendar ne več kot za 15 dni, če napake v prvem roku ni mogoče odpraviti. V primeru nezmožnosti odprave napake, bo izdelek zamenjan z enakim novim in brezhibnim, oziroma tako, kot nalaga zakon. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

V primeru neskladnosti ima potrošnik zakonsko pravico brezplačnega uveljavljanja jamstvenega zahtevka. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek brezplačno (na naše stroške) pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje. Garancija se lahko uveljavlja brez predložitve garancijskega lista – če nam posredujete št. računa / dobavnice.

Dajalec garancije: Conrad Electronic d.o.o. k.d.

Datum dobave prodajalca:

Garancija je generirana strojno in velja brez žiga in podpisa, od datuma dobave izdelka.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Nemčija



www.kern-sohn.com

0049-[0]7433-9933-0
0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.de

Izjava EU o skladnosti

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

S tem na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek, na katerega se ta izjava nanaša, v skladu z direktivami, ki so navedene v nadaljevanju. Izdelek izpolnjuje veljavno usklajevalno zakonodajo Unije.



Tip

TTGD 50-3C-A

Oznaka CE	Direktiva EU	Standardi
	2011/65/EU (RoHS) OJ L 174, 1.7.2011, str. 88-110	ES 63000:2018
	2014/30/EU (EMC) OJ L 96, 29.3.2014, str. 79-106	ES 61000-6-1:2017 ES 61000-6-3:2007+A1:2011

Datum: 10.10.2022

Kraj izdaje: 72336 Balingen,
Nemčija

Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Podpis: Izvršni direktor

Izvirna izjava EU o skladnosti



KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com
☎ +0049-[0]7433-9933-0
☎ +0049-[0]7433-9933-149
✉ info@kern-sohn.com

EU-Konformitätserklärung | EU Declaration of Conformity

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union. Das Produkt wurde unter Berücksichtigung untenstehender Normen gefertigt und entspricht den genannten Richtlinien.

EN We hereby declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates complies with the directives listed below. The product complies with the relevant Union harmonization legislation. The product was manufactured by applying the standards below and corresponds to the directives mentioned.

TYPE REF

Typ | Type |

TTGD 50-3C-A

CE Kennzeichnung CE mark applied	EU-Richtlinie EU directive	Normen Standards
	2011/65/EU (RoHS) <i>OJ L 174, 1.7.2011, p. 88-110</i>	EN 63000:2018
	2014/30/EU (EMC) <i>OJ L 96, 29.3.2014, p. 79-106</i>	EN 61000-6-1:2017 EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Datum | Date | 10.10.2022

Ort der Ausstellung: 72336 Balingen,
Place of issue: Germany

Albert Sauter
KERN & SOHN GmbH

Signatur: Geschäftsführer
Signature: Managing director