



TOOLCRAFT

Ⓓ Bedienungsanleitung

Mikroskopkamera Digimicro Mobile

Best.-Nr. 2176727

Seite 2 - 19

ⒼⒷ Operating Instructions

Digimicro Mobile Microscope Camera

Item No. 2176727

Page 20 - 37

CE

	Seite
1. Einführung	4
2. Symbol-Erklärung	4
3. Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
4. Lieferumfang.....	5
5. Aktuelle Bedienungsanleitungen	5
6. Sicherheitshinweise	5
a) Allgemeines.....	5
b) Angeschlossene Geräte	6
c) LED-Licht.....	6
d) Batterien/Akkus	6
e) Netzteil.....	6
f) Mikroskop	6
7. Bedienelemente und Komponenten	7
a) Digitalmikroskop	7
b) Display.....	7
8. Vorbereitung zur Verwendung	8
a) Einsetzen des Akkus	8
b) Aufladen des Akkus.....	8
c) Einsetzen und Formatieren der microSD-Karte.....	8
9. Inbetriebnahme und Verwendung.....	9
a) Erste Schritte.....	9
b) Starke und geringe Vergrößerung	9
c) Digitalzoom.....	9
d) Foto- oder Video-Modus auswählen.....	9
e) Anzeigen bzw. wiedergeben von Fotos/Videos	10
10. Konfigurationsmenü.....	10
a) Aufrufen des Konfigurationsmenüs	10
b) Menüoptionen.....	10
11. PortableCapture Plus-Software	11
a) Herunterladen und Installation der Software	11
b) Anschließen des Mikroskops.....	11
c) Übersicht	12
d) Anfertigen eines Fotos	13

e) Aufnehmen eines Videos.....	13
f) Aktivieren des Timers für das Anfertigen von Fotos/Aufnahmen von Videos.....	13
g) Einfügen einer Markierung/eines Kommentars	14
h) Aktivieren der Werkzeuge für die Bildvermessung.....	14
i) Kalibrierung	14
j) Überprüfen der Kalibrierung	15
12. Ausgabe an ein Fernsehgerät / einen Monitor.....	16
13. Stativbefestigung.....	16
14. Pflege und Reinigung	16
15. Entsorgung	17
a) Produkt	17
b) Batterien/Akkus	17
16. Technische Daten	18
a) Mikroskop.....	18
b) Software	19
c) Netzteil.....	19

1. Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Daran sollten Sie auch denken, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Deutschland: www.conrad.de

Österreich: www.conrad.at

Schweiz: www.conrad.ch

2. Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Verwendung als Digitalmikroskop vorgesehen. Es verfügt über einen integrierten Polfilter zur Verringerung von Blendeffekten, ein LED-Ringlicht zur Ausleuchtung des Objekts und einen Akku für den mobilen Einsatz. Das Produkt ermöglicht zudem die Aufnahme von Bildern, die anschließend auf der microSD-Karte gespeichert werden, und bietet über die beiliegende Software zusätzliche Funktionen und die Möglichkeit, das Mikroskop an einen Computer anzuschließen und darüber zu bedienen.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu weiteren Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

4. Lieferumfang

- Digitalmikroskop
- HDMI-Kabel
- microSD-zu-SD-Adapter
- Netzteil
- Akku
- Mini-Stativ
- USB-Kabel
- microSD-Karte (4 GB)
- Bedienungsanleitung

5. Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



6. Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeines

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.



b) Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienhinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.

c) LED-Licht

- Achtung, LED-Licht:
 - Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht!
 - Blicken Sie weder direkt noch mit optischen Geräten in den Lichtstrahl!

d) Batterien/Akkus

- Entfernen Sie die Batterie/den Akku, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien/Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien/Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

e) Netzteil


- Schließen Sie das Produkt an eine Netzsteckdose an, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil für die Stromversorgung.
- Als Spannungsquelle für das Netzteil darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Netzteils, ob die Spannungsangaben auf dem Netzteil mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmen.
- Das Netzteil darf nicht mit nassen Händen angeschlossen oder getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, wenn Sie das Netzteil von der Steckdose trennen. Ziehen Sie immer am Stecker.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Einrichtung des Produkts das Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Trennen Sie das Netzteil aus Sicherheitsgründen während eines Gewitters stets von der Stromversorgung.

f) Mikroskop

- Staub und Ablagerungen aus der Luft können zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen. Der Betrieb des Geräts in Umgebungen, die eine hohe Staubbelastung aufweisen, ist deshalb möglichst zu vermeiden.
- Das Gerät kann sich während des Betriebs erwärmen. Dabei handelt es sich nicht um eine Betriebsstörung.


7. Bedienelemente und Komponenten

a) Digitalmikroskop

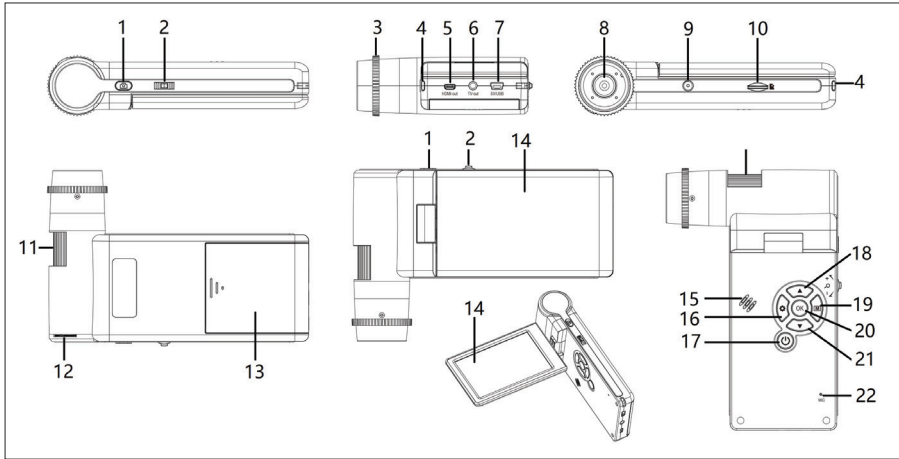

- | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 Auslöser | 9 Befestigungsstelle für Stativ (1/4 Zoll) | 17 Ein-/Ausschalten |
| 2 + Zoom | 10 microSD-Kartensteckplatz | 18 Hoch |
| 3 Drehring des Polfilters | 11 Fokusrad | 19 Modus (Foto/Video/Wiedergabe) |
| 4 LED-Ladeanzeige | 12 Helligkeitsregler | 20 OK (Bestätigen) |
| 5 HDMI-Ausgang | 13 Akkufach | 21 Runter |
| 6 TV-Ausgang | 14 Display | 22 MIC (Mikrofon) |
| 7 5V/USB-Anschluss | 15 Lautsprecher | |
| 8 Objektiv | 16 Konfigurationsmenü | |

b) Display

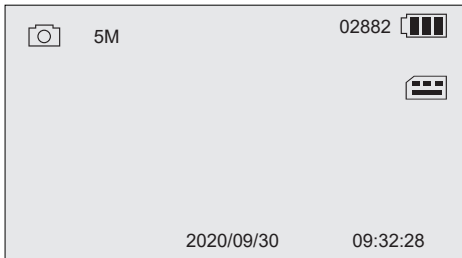


Symbol	Beschreibung
	Foto-Modus
	Video-Modus
	Wiedergabemodus
02882	Anzahl der verbleibenden Bilder
5M	Aktuelle Auflösung
	microSD-Karte ist eingesetzt
	Akkukapazität

8. Vorbereitung zur Verwendung

a) Einsetzen des Akkus

1. Schieben Sie wie in der Abbildung gezeigt das Akkufach auf und setzen Sie den Akku ein.
2. Schließen Sie dann die Akkufachabdeckung wieder.

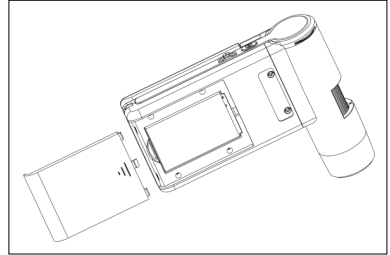

b) Aufladen des Akkus


1. Schließen Sie ein Ende des USB-Ladekabels an den 5V/USB-Anschluss am Mikroskop und das andere Ende an das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an.
2. Schließen Sie dann das Netzteil an eine Netzsteckdose an.

➔ Die LED-Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt wieder, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Der Ladezustand des Akkus wird Ihnen auf dem Display angezeigt.

c) Einsetzen und Formatieren der microSD-Karte

Einsetzen der microSD-Karte

1. Setzen Sie die microSD-Karte (max. 32 GB) nur so in den Kartensteckplatz ein, wie es in der Abbildung dargestellt ist. Bei korrekter Ausführung hören Sie ein Klicken.
2. Zum Entfernen drücken Sie die Speicherkarte zunächst mit der Spitze Ihres Fingers hinein, bis Sie ein Klicken hören. Lassen Sie die Karte dann gleich wieder los, damit sie ausgeworfen werden kann.

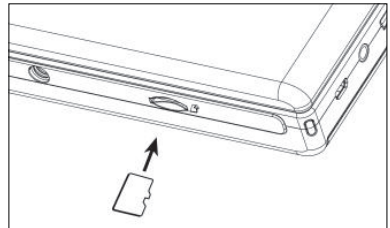

Formatieren der microSD-Karte


⚠ Wichtig: Beim Formatieren werden sämtliche auf der microSD-Karte gespeicherten Daten gelöscht. Vergewissern Sie sich daher stets, dass zuvor alle wichtigen Dateien gesichert wurden.

1. Klappen Sie das Display auf oder drücken Sie die **⏻**-Taste, um das Mikroskop zunächst einmal einzuschalten.
2. Drücken Sie dann die **⚙️**-Taste, um das Konfigurationsmenü aufzurufen.
3. Navigieren Sie mit den Tasten **▲ / ▼** zum Menüpunkt „Format“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
4. Wählen Sie mit einem Druck auf die **OK**-Taste den Eintrag „SD card“ aus und drücken Sie die **OK**-Taste erneut, um den Beginn der Formatierung einzuleiten.

➔ Sollten Sie einen Computer zum Formatieren der Speicherkarte verwenden, nutzen Sie das FAT32-Dateisystem. Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen dazu im Handbuch des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems.

9. Inbetriebnahme und Verwendung

a) Erste Schritte

1. Klappen Sie das Display auf oder drücken Sie die -Taste, um das Mikroskop zunächst einmal einzuschalten.
2. Bringen Sie dann das Objektiv über dem Objekt in Position und stellen Sie über den Helligkeitsregler die Helligkeit des LED-Ringlichts ein.
3. Verwenden Sie nun das Fokusrad, um das Bild scharf zu stellen.
4. Drehen Sie anschließend am Ring des Polfilters, um dem möglicherweise vorhandenen Blendeffekt entgegenzuwirken.

→ Es kann einige Augenblicke dauern, bis der Weißabgleich sich automatisch anpasst und das Bild scharf stellt. Sollte das Objektiv zu stark vom Objekt geblendet werden, ist es ratsam, die Helligkeit des LED-Ringlichts zu verringern (oder das Ringlicht ganz auszuschalten).

b) Starke und geringe Vergrößerung


Starke Vergrößerung

- Drehen Sie das Fokusrad zunächst ganz nach links „+“ und dann langsam wieder zurück, bis das Bild scharf gestellt ist.
- Beachten Sie, dass die Brennweite klein ausfällt und das Objektiv deshalb möglicherweise viel näher am Objekt positioniert werden muss.





Geringe Vergrößerung


- Drehen Sie das Fokusrad zunächst ganz nach rechts „-“ und dann langsam wieder zurück, bis das Bild scharf gestellt ist.

c) Digitalzoom




1. Verwenden Sie das Fokusrad, um das im Display dargestellte Objekt scharf zu stellen.
2. Mit den Tasten  + können Sie den Bildausschnitt anschließend vergrößern + oder verkleinern -.

d) Foto- oder Video-Modus auswählen

1. Drücken Sie die -Taste, um zwischen dem Foto- und dem Video-Modus umzuschalten.
 - Foto-Modus:  wird Ihnen auf dem Display angezeigt.
 - Video-Modus:  wird Ihnen auf dem Display angezeigt.
2. Drücken Sie dann auf den Auslöser , um ein Foto anzufertigen oder die Videoaufnahme zu starten/stoppen.


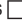


→ Durch ein rot blinkendes -Symbol wird Ihnen angezeigt, dass die Aufnahme läuft.

e) Anzeigen bzw. wiedergeben von Fotos/Videos

1. Drücken Sie zunächst wiederholt die **[M]**-Taste, bis das ►-Symbol eingeblendet wird.
2. Verwenden Sie dann die Tasten „▲/▼“, um den Menüpunkt „Photo“ oder „Video“ auszuwählen.
 - Das -Symbol weist Sie darauf hin, dass aktuell der Foto-Modus aktiviert ist.
 - Das -Symbol weist Sie darauf hin, dass aktuell der Video-Modus aktiviert ist. Drücken Sie anschließend auf **OK**, um die ausgewählte Datei anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
3. Möchten Sie Zugriff auf weitere Optionen wie „Delete“, „Protect (Schutz vor unbeabsichtigter Löschung)“ oder „Slide Show“ erhalten, drücken Sie auf die -Taste.
 - Verwenden Sie die Tasten „▲/▼“, um die gewünschte Option auszuwählen.
 - Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Druck auf die **OK**-Taste.

10. Konfigurationsmenü

a) Aufrufen des Konfigurationsmenüs

1. Drücken Sie die **[M]**-Taste und navigieren Sie mit den Tasten „▲/▼“ zum Menüpunkt „Photo“ oder „Video“.
 - Das -Symbol weist Sie darauf hin, dass aktuell der Foto-Modus aktiviert ist.
 - Das -Symbol weist Sie darauf hin, dass aktuell der Video-Modus aktiviert ist.
2. Drücken Sie dann die -Taste, um für den ausgewählten Modus das Konfigurationsmenü aufzurufen.
 - Verwenden Sie zur Navigation/Änderung der Werte die Tasten „▲/▼“.
 - Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Druck auf die **OK**-Taste.
 - Drücken Sie die -Taste, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

b) Menüoptionen

Menüoption	Beschreibung
PhotoResolution	Stellen Sie die gewünschte Bildqualität ein.
VideoResolution	Stellen Sie die gewünschte Videoqualität ein.
WhiteBalance	Nur im Foto-Modus: Wählen Sie zwischen den Einstellungen „Auto“ und „Daylight“.
LoopRecording	Nur im Video-Modus: Nach Ablauf des festgelegten Intervalls wird die Aufnahme fortgesetzt und ein neuer Videoclip erstellt.
Time-lapseCapture	Nur im Foto-Modus: Stellen Sie die gewünschte Anzahl der Bilder ein, die über einen festgelegten Zeitraum angefertigt werden sollen.
DateStamp	Legen Sie fest, dass dem Bild die Uhrzeit und das Datum hinzugefügt werden.
Date/Time	Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein.
AutoPowerOff	Stellen Sie den gewünschten Zeitraum der Inaktivität ein, nach dem die Abschaltautomatik auslösen soll.
Language	Legen Sie die gewünschte Anzeigesprache (Englisch oder Deutsch) fest.
TVOut	Wählen Sie zwischen den Formaten NTSC und PAL.
Format	Formatieren Sie die microSD-Karte.
DefaultSetting	Setzen Sie sämtliche Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Version	Rufen Sie Informationen zur Firmware-Version auf.

11. PortableCapture Plus-Software

Wichtig:


- Ist das Gerät an einen Computer angeschlossen, bleibt eine Betätigung der Tasten wirkungslos. Verwenden Sie zur Steuerung des Mikroskops stattdessen die beiliegende Software „PortableCapture Plus“.
- Bilder und Videos, die Sie anfertigen bzw. aufnehmen während das Gerät an einen Computer angeschlossen ist, werden auf der Festplatte des Computers gespeichert.

a) Herunterladen und Installation der Software

1. Rufen Sie die URL-Adresse www.conrad.com/downloads auf.
2. Geben Sie dann die Artikelnummer 2176727 in das Suchfeld ein.
3. Wählen Sie die Datei zum Herunterladen aus.
4. Öffnen Sie dann den Ordner, der den Namen des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems (Windows® oder Mac) trägt, und führen Sie die .exe-Datei „PortableCapture_Plus“ aus, um die Software zu installieren.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsvorgang abzuschließen.
6. Führen Sie nun die Software aus, indem Sie auf das Symbol klicken, dass nach der Installation auf Ihrem Desktop erstellt wurde.


➔ Möchten Sie die Anzeigesprache (z. B. Deutsch) ändern, klicken Sie auf **Options > Language > German**.

b) Anschließen des Mikroskops

1. Schließen Sie zunächst ein Ende des USB-Kabels an den **USB**-Anschluss am Mikroskop und das andere Ende an einen freien USB-A-Anschluss Ihres Computers an.
2. Schließen Sie das Mikroskop zum ersten Mal an Ihren Computer an, warten Sie einige Augenblicke, bis Ihr Computer alle erforderlichen Treiber heruntergeladen und das Mikroskop als neues Gerät erkannt hat. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Führen Sie das Softwareprogramm „PortableCapture Plus“ aus.
4. Drücken Sie dann die Taste , um das Mikroskop einzuschalten.
5. Navigieren Sie mit den Tasten „▲ / ▼“ zum Menüpunkt „PCCamera“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste.

➔ Sollte das Bild des Mikroskops nicht im Vorschaufenster der Software erscheinen, beenden Sie die Software und führen Sie sie erneut aus.

c) Übersicht

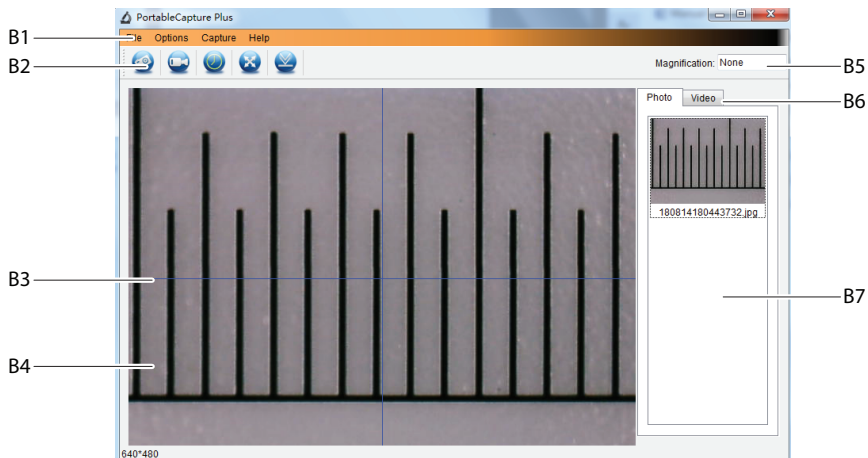

B1 Menüpunkte:

- **File > Photos / Videos Folder:** Hier finden Sie die angefertigten Bilder und aufgenommenen Videos, die auf Ihrem Computer gespeichert wurden.
- **Options > Resolution:** Ändern der Auflösung der aufgenommenen Bilder.
- **Options > Date /Time:** Ein-/Ausblenden des Datums-/Uhrzeitstempel auf einem Foto oder in einem Video.
- **Options > Language:** Einstellen der Sprache für die Benutzeroberfläche.
- **Options > XY Guide:** Ein-/Ausblenden der Hilfslinien.

B2 Shortcuts: Kamera/Video/Timer/Vollbild/Importieren



B3 Hilfslinien (X- und Y-Achse)

B4 Vorschaufenster


B5 Informationen zum aktuellen Vergrößerungsfaktor

B6 Foto-/Video-Registerkarte: Wählen Sie eine Registerkarte aus, um gespeicherte Fotos oder Videos anzuzeigen.

B7 Fenster für gespeicherte Bilder (Miniaturansicht).


- Aufgenommene Bilder/Videos werden als Miniaturansichten angezeigt.
- Wenn Sie mit der Maus über eine Miniaturansicht fahren, wird das Bild im Vorschaufenster angezeigt (**B4**).
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bild, um weitere Optionen anzuzeigen, z. B. **Open, Save as, Copy, Delete, Delete All**.

d) Anfertigen eines Fotos

1. Positionieren Sie das Mikroskop so, dass sich das Kameraobjektiv nahe am Objekt befindet und auf dieses zeigt.
2. Behalten Sie das Vorschaufenster (**B4**) im Auge und verwenden Sie das Fokusrad, um das Bild scharf zu stellen.
3. Klicken Sie dann auf das Shortcut-Symbol , um das Bild anzufertigen und zu speichern.
4. Die Fotos werden in **File > Photos Folder** gespeichert.


→ Aufgenommene Bilder werden als Miniaturansichten im Fenster für gespeicherte Bilder angezeigt (**B7**). Wenn Sie mit der Maus über eine Miniaturansicht fahren, wird das Bild im Vorschaubereich angezeigt (**B4**). Bilder werden im JPG-Format gespeichert.

e) Aufnehmen eines Videos


1. Positionieren Sie das Mikroskop so, dass sich das Kameraobjektiv nahe am Objekt befindet und auf dieses zeigt.
2. Behalten Sie das Vorschaufenster (**B4**) im Auge und verwenden Sie das Fokusrad, um das Bild scharf zu stellen.
3. Klicken Sie dann auf das Shortcut-Symbol , um die Aufnahme zu starten. Das Symbol beginnt daraufhin zu blinken, um anzuzeigen, dass die Aufnahme gestartet wurde.
4. Möchten Sie die Aufnahme stoppen, klicken Sie noch einmal auf das blinkende Symbol.
5. Videos werden in **File > Videos Folder** gespeichert.

→ Aufgenommene Videos werden als Miniaturansichten im Fenster für gespeicherte Bilder angezeigt (**B7**). Wenn Sie mit der Maus über eine Miniaturansicht fahren, wird das Bild im Vorschaubereich angezeigt (**B4**).

f) Aktivieren des Timers für das Anfertigen von Fotos/Aufnehmen von Videos

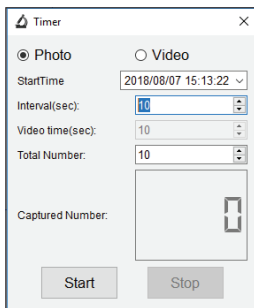



Sie können einen benutzerdefinierten Start- und Stopp-Timer für das Anfertigen von Fotos oder das Aufnehmen von Videos einstellen.

1. Klicken Sie auf das Shortcut-Symbol  für den Timer und wählen Sie dann **Photo** oder **Video**.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
3. Klicken Sie anschließend auf „**Start**“, um mit der Aufnahme zu beginnen.

→ Die Aufnahme stoppt, nachdem das Programm die Parameter durchlaufen hat oder sobald Sie auf „**Stop**“ klicken, um den Timer zu beenden.

g) Einfügen einer Markierung/eines Kommentars

Führen Sie im Fenster für gespeicherte Bilder (B7) einen Doppelklick auf das gewünschte Bild aus, um die Benutzeroberfläche für das Markieren/Kommentieren aufzurufen.

- Symbol für das Einfügen von Markierungen 
- Symbol für das Einfügen von Kommentaren 


→ Über ein Dropdown-Menü neben dem jeweiligen Symbol erhalten Sie Zugriff auf zahlreiche Optionen.

h) Aktivieren der Werkzeuge für die Bildvermessung

Führen Sie im Fenster für gespeicherte Bilder (B7) einen Doppelklick auf das gewünschte Bild aus, um das Menü mit den Messwerkzeugen aufzurufen, und klicken Sie zur Auswahl der Messfunktion auf das -Symbol.

! Wichtig:

Um möglichst genaue Messergebnisse zu erhalten, sollten Sie die Software zunächst einmal kalibrieren. Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „PortableCapture Plus-Software“ → h) „Kalibrierung“.

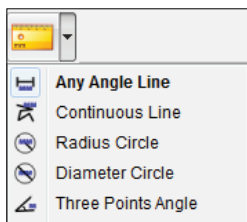


- **Any Angle Line.** Klicken und ziehen Sie von einem Punkt zum anderen.
- **Continuous Line.** Klicken und ziehen Sie von einem Punkt zu mehreren Punkten.
- **Radius Circle.** Klicken und ziehen Sie, um den Radius zu vergrößern.
- **Diameter Circle.** Klicken und ziehen Sie, um den Durchmesser zu vergrößern.
- **Three Points Angle.** Klicken und ziehen Sie von einem Punkt zum anderen, messen Sie den Winkel, und klicken Sie dann mit der Maus, um loszulassen.

i) Kalibrierung


→ Für die Kalibrierung benötigen Sie ein Lineal.


1. Wählen Sie: Options → Crossing → On.
2. Richten Sie dann das Mikroskop auf das Lineal aus.

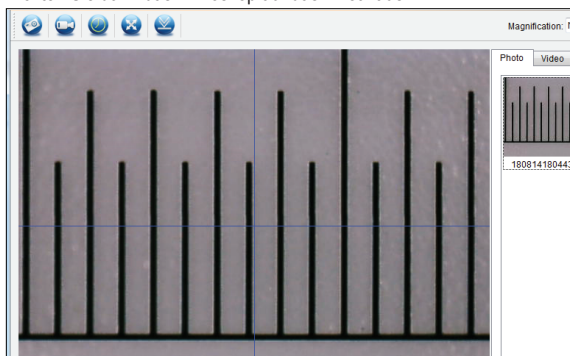


3. Verwenden Sie nun das Fokusrad, um wie gewohnt das Bild scharf zu stellen.

- Justieren Sie die Position des Lineals so, dass die Markierungen der Messskala parallel zu den XY-Hilfslinien ausgerichtet sind.
- Ist der ausgewählte Abschnitt der Messskala optimal an den Gitterlinien ausgerichtet, fertigen Sie ein Foto des Bildausschnitts an.
- Führen Sie nun im Fenster für gespeicherte Bilder (**B7**) einen Doppelklick auf das Bild mit dem Lineal aus, um die Benutzeroberfläche „Image Preview“ aufzurufen.

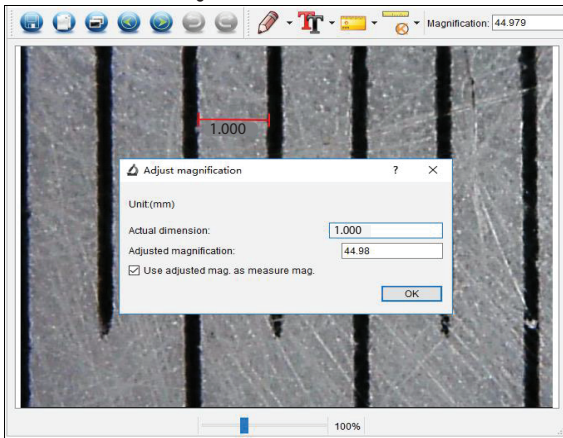

- Klicken Sie auf das -Symbol → Calibration.
- Wählen Sie durch Klicken und Ziehen den Start- und Endpunkt eines Ihnen bekannten Längenwerts (z. B. der 1-mm-Abschnitt auf dem Lineal).
- Wenn das Dialogfeld angezeigt wird, geben Sie den genauen Wert der Messprobe in das Feld „Tatsächliche Länge“ ein. Die Software berechnet den Vergrößerungsfaktor anschließend automatisch.
- Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Der eingestellte Vergrößerungswert wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.

j) Überprüfen der Kalibrierung







- Führen Sie nun im Fenster für gespeicherte Bilder (**B7**) einen Doppelklick auf das Bild mit dem Lineal aus, um die Benutzeroberfläche „Image Preview“ aufzurufen.
- Klicken Sie dann auf das -Symbol.
- Wählen Sie die Option „Any Angle Line“ aus dem Dropdown-Menü und positionieren Sie durch Klicken und Ziehen den Start- und Endpunkt in einem Abstand von 1 mm zueinander auf dem Lineal.
- Stimmt der Wert des Software-Lineals mit dem Wert des gemessenen Abschnitts auf dem Lineal überein, ist die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen.

12. Ausgabe an ein Fernsehgerät / einen Monitor

Möchten Sie das vom Mikroskop generierte Bild in einem größeren Format anzeigen, können Sie das Mikroskop an Ihr Fernsehgerät oder Ihren Computermonitor anschließen. Informationen zur Anzeige eines HDMI-Signals finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts oder Monitors.

1. Schließen Sie zunächst ein Ende des beiliegenden HDMI-Kabels an den **HDMI-out** am Mikroskop und das andere Ende an einen freien HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgeräts oder Computers an.

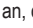—> Alternativ können Sie das Gerät auch über den **TV-out** und ein geeignetes AV-Kabel anschließen.

2. Drücken Sie dann die Taste , um das Mikroskop einzuschalten.
3. Drücken Sie die **[M]**-Taste, um zwischen dem Foto- und dem Video-Modus umzuschalten.
 - Das -Symbol zeigt an, dass Sie sich im Foto-Modus befinden.
 - Das -Symbol zeigt an, dass Sie sich im Video-Modus befinden.
 - Das -Symbol zeigt an, dass Sie sich im Wiedergabemodus befinden.
4. Rufen Sie nun das Konfigurationsmenü auf, indem Sie die Taste  drücken.
5. Navigieren Sie mit den Tasten „▲ / ▼“ zum Menüpunkt „TV Out“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste.
6. Wählen Sie anschließend über die Tasten „▲ / ▼“ zwischen den Optionen „NTSC“ und „PAL“ und drücken Sie erneut auf die **OK**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
7. Durch einen Druck auf die Taste  verlassen Sie die das Konfigurationsmenü wieder.

13. Stativbefestigung



Wenden Sie beim Einschrauben des Stativs in die Halterung keine Gewalt an, da dies zu Schäden am Gewinde führen könnte.



14. Pflege und Reinigung



Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

15. Entsorgung

a) Produkt



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

b) Batterien/Akkus

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Vor der Entsorgung sind offen liegende Kontakte von Batterien/Akkus vollständig mit einem Stück Klebeband zu verdecken, um Kurzschlüsse zu verhindern. Auch wenn Batterien/Akkus leer sind, kann die enthaltene Rest-Energie bei einem Kurzschluss gefährlich werden (Aufplatzen, starke Erhitzung, Brand, Explosion).

16. Technische Daten

a) Mikroskop

Stromversorgung	Li-Ion, 3,7 V, 1050 mAh (Akku) 5 V/DC, 500 mA (USB 2.0)
Ladezeit des Akkus.....	ca. 5 Stunden (über Netzteil)
Akkulaufzeit	ca. 4 Stunden
Unterstützte Speicherkarten.....	microSD, SDHC, SDXC (max. 32 GB)
Dateisystem der microSD-Karte	FAT32
Anzeigesprache.....	Englisch, Deutsch
Bildsensor	12 MP
Bildauflösung der Kamera	12 MP, 10 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP
Fokusbereich	0 – 60 mm (manueller Fokus)
Vergrößerungsfaktor.....	Optisch: 10 – 300 Digital: 1,1 – 4,0
Bildformat	JPG
Videoformat	MOV
Videoauflösung.....	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p
Videobildrate.....	max. 30 Bilder/s
LED.....	max. 500 Lux (weiß)
Betriebsbedingungen.....	+10 bis +40 °C, 40 – 85 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen.....	-5 bis +50 °C, 40 – 85 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	108 x 160 x 37 mm
Gewicht.....	213 g (mit Akku)

b) Software

Unterstützte Betriebssysteme.....Windows® 7/8/10 (32/64 Bit), Mac OS 10.14 oder aktueller

c) Netzteil

Eingangsspannung.....100 - 240 V/AC
Eingangswechselstromfrequenz.....50/60 Hz
Ausgangsspannung.....5,0 V
Ausgangsstrom.....1,0 A
Ausgangsleistung5,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb≥73,62 %
Effizienz bei geringer Last (10%).....N/A
Leistungsaufnahme bei Nulllast.....≤0,10 W
ModellkennungDSA-5PF02-05 FEU 050100

Handelsregisternummer:	HRB 3896
Hersteller:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

Table of contents



	Page
1. Introduction	22
2. Explanation of symbols	22
3. Intended use	22
4. Delivery content	23
5. Up-to-date operating instructions	23
6. Safety instructions	23
a) General information	23
b) Connected devices	24
c) LED light	24
d) (Rechargeable) batteries	24
e) Power adaptor	24
f) Microscope	24
7. Operating elements	25
a) Digital Microscope	25
b) Display	25
8. Setting up	26
a) Inserting the battery	26
b) Charge the battery	26
c) Insert and format the MicroSD card	26
9. Operation	27
a) Getting started	27
b) High and low magnification	27
c) Digital zoom	27
d) Select photo or video mode	27
e) Photo / video playback	28
10. Setup menu	28
a) Access setup menu	28
b) Menu options	28
11. PortableCapture Plus-Software	29
a) Download and install software	29
b) Connect to the microscope	29
c) Overview	30
d) Take photo	31

e) Record videos.....	31
f) Photo and video timer.....	31
g) Image mark-up / comment.....	32
h) Image measuring tools	32
i) Calibration	32
j) Check the calibration.....	33
12. Output to T.V. / monitor	34
13. Tripod mount.....	34
14. Care and cleaning.....	34
15. Disposal	35
a) Product	35
b) Batteries/rechargeable batteries.....	35
16. Technical data.....	36
a) Microscope	36
b) Software	37
c) Power Adaptor	37

1. Introduction

Dear customer,

Thank you for purchasing this product.

This product complies with the statutory national and European requirements.

To maintain this status and to ensure safe operation, you as the user must observe these operating instructions!



These operating instructions are part of this product. They contain important notes on commissioning and handling. Also consider this if you pass on the product to any third party. Therefore, retain these operating instructions for reference!

If there are any technical questions, please contact: www.conrad.com/contact

2. Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

3. Intended use

The product is intended for use as a digital microscope. It has an integrated polarizing filter to reduce glare, an LED ring light to illuminate the object, and a rechargeable battery for portability. Images can be captured and saved onto a MicroSD card, and bundled software provides additional functionality and the ability to operate the microscope tethered to a computer.

Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

4. Delivery content

- Digital Microscope
- Power adaptor
- USB cable
- HDMI cable
- Rechargeable battery
- 4 GB microSD card
- MicroSD to SD adaptor
- Mini tripod
- Operating instructions

5. Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



6. Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.



b) Connected devices

- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

c) LED light

- Attention, LED light:
 - Do not look directly into the LED light!
 - Do not look into the beam directly or with optical instruments!

d) (Rechargeable) batteries

- The (rechargeable) batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged (rechargeable) batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted (rechargeable) batteries.
- (Rechargeable) batteries must be kept out of reach of children. Do not leave (rechargeable) batteries lying around, as there is risk, that children or pets swallow them.
- (Rechargeable) batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

e) Power adaptor


- Connect the appliance to a wall socket that can be accessed easily.
- As power supply, only use the supplied mains adaptor.
- Only connect the power adaptor to a normal mains socket connected to the public supply. Before plugging in the power adaptor, check whether the voltage stated on the power adaptor complies with the voltage of your electricity supplier.
- Never connect or disconnect power adaptors if your hands are wet.
- Never unplug the power adaptor from the mains socket by pulling on the cable; always use the grips on the plug.
- When setting up the product, make sure that the cable is not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay the cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.
- For safety reasons, disconnect the power adaptor from the mains socket during storms.

f) Microscope

- Dust and debris from the air can lead to deterioration of image quality. Keep the device away from dusty environments.
- The device may become warm during use. This does not indicate malfunction.


7. Operating elements

a) Digital Microscope

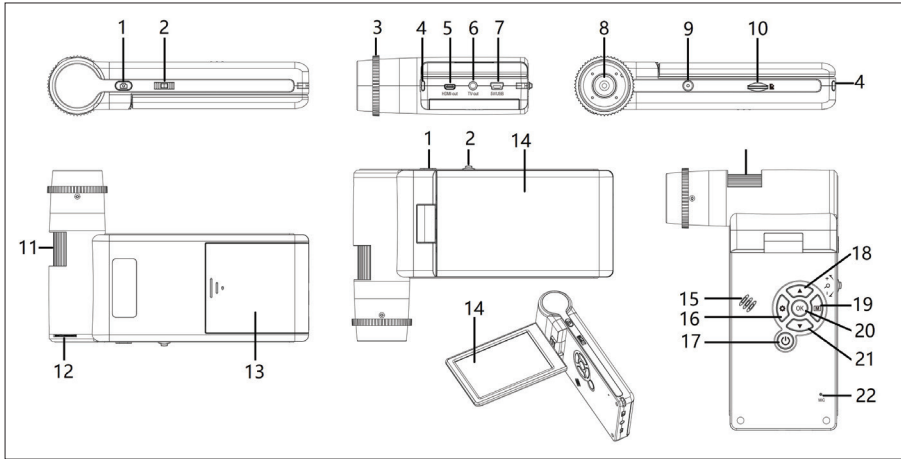

- 1 Capture button
- 2 + Zoom
- 3 Polarizer lens ring
- 4 Battery charging indicator
- 5 **HDMI-out**
- 6 **TV out**
- 7 **5V/USB** port
- 8 Lens
- 9 Tripod mounting point (1/4 inch)
- 10 MicroSD card slot
- 11 Focus dial
- 12 Brightness dial
- 13 Battery compartment
- 14 Display
- 15 Speaker
- 16 Setup menu
- 17 Power ON/OFF
- 18 Up
- 19 Mode (photo/video/playback)
- 20 **OK** Confirm
- 21 Down
- 22 **MIC** Microphone

b) Display

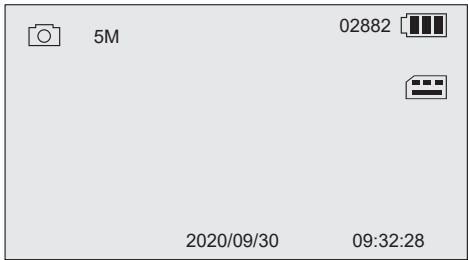


Icon	Description
	Photo
	Video
	Playback
02882	Images remaining
5M	Current resolution
	MicroSD card inserted
	Battery capacity

8. Setting up

a) Inserting the battery

1. Slide the battery compartment open and insert the battery as shown.
2. Close the compartment.

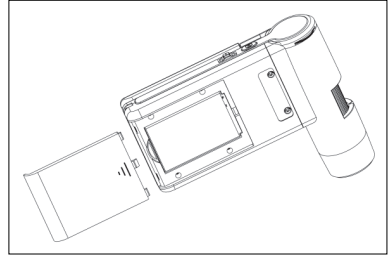

b) Charge the battery


1. Connect one end of the charging cable to the 5V/USB port on the microscope, and the other end to the included power adaptor.
2. Connect the adaptor to a mains power outlet.

→ The battery charging indicator will light red during charging and switch off when the battery is fully charged. The battery status is shown on the display.


c) Insert and format the MicroSD card



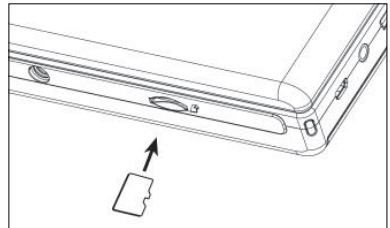

Insert MicroSD

1. Insert a card (max. 32 GB) into the MicroSD card slot in the direction shown. It will “click” into place.
2. Remove using the tip of your finger to press down until it “clicks”, then release to eject.



Format MicroSD


 **Important:** Formatting will erase all data. Make sure you backup any important data before formatting.

1. Flip the display panel open or press the power  button to turn the microscope ON / OFF.
2. Press  to enter the setup menu.
3. Press  /  to find “Format”, then press **OK**.
4. Press **OK** to select “SD card”, then press **OK** to begin formatting.

→ If using a computer to format the card, use the FAT32 file system. Refer to your computer operating system instructions for further information.

9. Operation

a) Getting started

1. Flip the display panel open or press the power  button to turn the microscope ON / OFF.
2. Position the lens over the object and adjust the LED brightness using the brightness dial.
3. Adjust the focus dial to bring the image into sharp focus.
4. Rotate the polarizer lens ring to reduce glare.

→ It may take a few moments for the white balance to auto adjust and bring the image into focus. If there is too much glare from the object, consider lowering the LED brightness (or turning it off completely).

b) High and low magnification



High magnification

- Turn the focus dial all the way to the left "+", then slowly dial back until the image comes into focus.
- The focal length will be short, so you may need to position the lens much closer to the object.





Low magnification


- Turn the focus dial all the way to the right "-", then slowly dial back until the image comes into focus.

c) Digital zoom





1. Use the focus ring to bring the object into focus on the LCD display.
2. Press   to zoom in + or out -.

d) Select photo or video mode

1. Press  to switch between photo and video modes:
 - Photo mode:  shows on the display.
 - Video mode:  shows on the display.
2. Press the capture button  to take photo or start/stop recording.





→ A blinking red  icon indicates recording is in progress.

e) Photo / video playback

1. Press **M** until the playback icon  shows.
2. Press **▲** / **▼** to select photo or video.
 - Photo is indicated by .
 - Video is indicated by . Press **OK** to playback the selected video.
3. Press  to view further options such as "Delete", "Protect" (prevent accidental deletion), and "Slide Show".
 - Press **▲** / **▼** to select a menu item.
 - Press **OK** to select.

10. Setup menu

a) Access setup menu

1. Press **M** then **▲** / **▼** to select photo or video.
 - Photo is indicated by .
 - Video is indicated by .
2. Press  to access the setup menu for photo or video:
 - Press **▲** / **▼** to navigate / change value.
 - Press **OK** to select.
 - Press  to return to previous menu.

b) Menu options

Menu option	Description
PhotoResolution	Select image quality.
VideoResolution	Select video quality.
WhiteBalance	Photo only: Choose between "Auto" and "Daylight"
LoopRecording	Video only: Video will continue recording as new clip after the set interval.
Time-lapseCapture	Photo only: Set the number of images to be taken over a set time.
DateStamp	Show the time and date on image.
Date/Time	Set current date and time.
AutoPowerOff	Set an auto shut down time if no activity is detected.
Language	Set display language (English or German)
TVOut	Select NTSC or PAL.
Format	Format MicroSD card.
DefaultSetting	Return all settings to factory defaults.
Version	Firmware version information.

11. PortableCapture Plus-Software

Important:


- When tethered to a computer, the button functions will not be active. Use the "PortableCapture Plus" software to control the microscope.
- Images and videos recorded while tethered to a computer are saved onto the computer hard drive.

a) Download and install software

1. Visit: www.conrad.com/downloads .
2. Enter item number 2176727.
3. Select the file for download.
4. Choose the folder that corresponds to your computer operating system (Windows® or Mac), then select "Portable-Capture_Plus" to install the software.
5. Follow the on-screen instructions to complete the installation process.
6. Run the software by clicking the icon generated on the desktop after installation.


→ Change the display language e.g. **Options > Language > German**.

b) Connect to the microscope

1. Connect one end of the USB cable to the **USB** port on the microscope, and the other end to a USB-A port on your computer.
2. If connecting for the first time, wait a few moments while your computer downloads any required drivers and sets the microscope up as a new device. Follow the onscreen prompts.
3. Launch the "PortableCapture Plus" software.
4. Press the power  button to switch the microscope ON.
5. Press **▲ / ▼** to select "PCCamera", then press **OK** to make the selection.

→ Relaunch the software if the microscope image does not appear in the software image preview area.

c) Overview

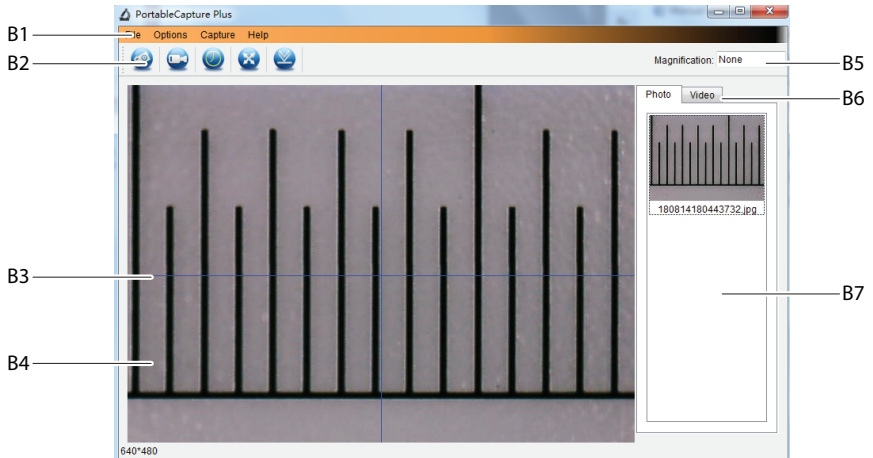

B1 Menu items:

- **File > Photos / Videos Folder:** Where captured images are stored on your computer.
- **Options > Resolution:** Change image capture resolution.
- **Options > Date /Time:** Show/hide the recorded date and time in photo or video.
- **Options > Language:** Change user interface language.
- **Options > XY Guide:** Show/hide guidelines.

B2 Shortcuts: Camera / Video / Timer / Full Screen / Import



B3 X and Y axis guidelines

B4 Image preview area


B5 Magnification information

B6 Photo / Video tab: Select a tab to view saved Photos or Videos.

B7 Saved images window (thumbnail view).


- Captured images / videos show up as thumbnails.
- If you hover the mouse over a thumbnail, the image will show in the preview area (B4).
- Right mouse click an image for further options such as **Open**, **Save as**, **Copy**, **Delete**, **Delete All**.

d) Take photo

1. Position the microscope so that the camera lens is close to and pointing at the object.
2. While observing the image preview area (B4), bring the image into focus using the focus dial.
3. To capture the image select the camera shortcut icon .
4. Photos will be stored in **File > Photos Folder**.


→ Captured images show as thumbnails in the saved images window (B7). If you hover the mouse over a thumbnail, the image will show in the preview area (B4). Images are stored in the JPG format.

e) Record videos


1. Position the microscope so that the camera lens is close to and pointing at the object.
2. While observing the image preview area (B4), bring the image into focus using the focus dial.
3. To start recording select the Video shortcut icon . The icon will flash to indicate recording has started.
4. Click the flashing icon to stop recording.
5. Videos will be stored in **File > Videos Folder**.

→ Captured videos show as thumbnails in the saved images window (B7). If you hover the mouse over a thumbnail, the image will show in the preview area (B4).

f) Photo and video timer

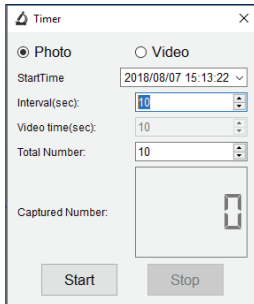



You can set a custom start and stop timer for capturing photos or recording video.

1. Select the Timer shortcut , then choose **Photo** or **Video**.
2. Set your desired parameters.
3. Select **Start**, to begin recording.

→ Recording will stop after the program has run through the parameters, or if you select **Stop** to end the timer.


g) Image mark-up / comment

Double-click an image in the saved images window (B7) to enter the image mark-up / comment interface.

- Mark-up icon 
- Comment icon 


→ A dropdown menu beside each icon will show various options.

h) Image measuring tools

Double-click an image in the saved images window (B7) to enter the measurement interface, then select the measure  icon.

Important:

For accurate measurements, you should calibrate the software. See section “PortableCapture Plus software → h) Calibration.”

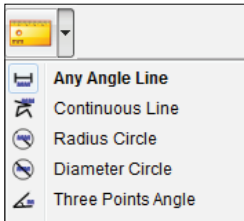


- **Any Angle Line.** Click and drag from one point to another.
- **Continuous Line.** Click and drag from one point to multiple points.
- **Radius Circle.** Click and drag to extend the radius.
- **Diameter Circle.** Click and drag to extend the diameter.
- **Three Points Angle.** Click and drag from one point to another, measure the angle, then click the mouse to release.


i) Calibration


→ You will need a ruler for calibration.

1. Select: Options → Crossing → On.
2. Focus the microscope on the ruler.

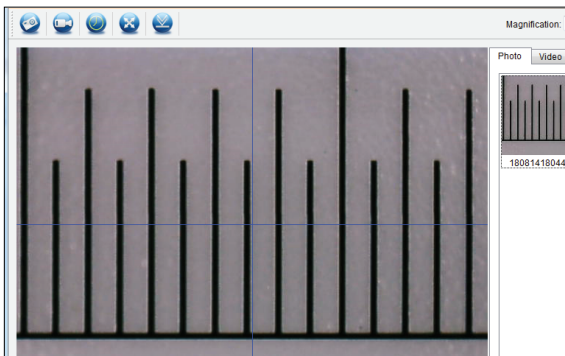


3. Rotate the focus dial until the image becomes sharp.
4. Adjust the ruler position so the image is lined up square with the XY guide lines.
5. Take a photo of the image when the selected area is lined up with the crossing as shown.
6. Double-click the image of the ruler in the saved images window (B7) to enter the "Image Preview" interface.

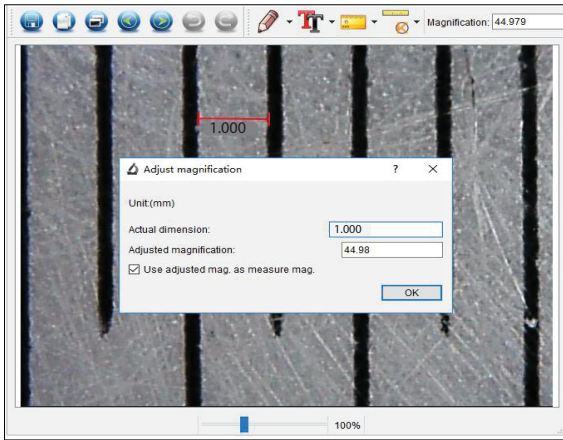

7. Select the calibration  icon → Calibration.
8. Click and drag to select start and end points across a known value e.g. 1 mm increment along the ruler.
9. When the dialog box shows, enter the exact value of the measurement sample in the "Actual dimension" field. The software will calculate the magnification.
10. Select "OK" to confirm. The adjusted magnification value will show in the upper right corner.

j) Check the calibration












1. Double-click the image of the ruler in the saved images window (B7) to enter the "Image Preview" interface.
2. Select the measure  icon.
3. Select "Any Angle Line" from the drop down menu, then click and drag the start and end points across 1 mm on the ruler.
4. Calibration is successful if the software ruler value is same as value of the measured increment on the ruler.

12. Output to T.V. / monitor

You can use your television screen or computer monitor as a large display for viewing. Refer to your T.V. or monitor operating instructions for information about viewing HDMI inputs.

1. Connect one end of the supplied HDMI cable to the **HDMI-out** on the microscope, and the other end to an available HDMI input on the T.V or monitor.

→ You can also connect via the **TV-out** port using an AV cable.

2. Press the power  button to switch the microscope ON.
3. Press mode button  to switch between photo or video modes.
 - An  icon indicates you are in photo mode.
 - An  icon indicates you are in video mode.
 - An  icon indicates you are in playback mode.
4. Press  to enter setup.
5. Press  /  to find "TV Out", then press **OK**.
6. Press  /  to find "NTSC" or "PAL", then press **OK**.
7. Press  to exit the microscope setup.

13. Tripod mount



Do not use force to screw the tripod into the mount as this may damage the screw hole.



14. Care and cleaning



Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.

- Disconnect the product from the mains before each cleaning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

15. Disposal

a) Product



All electrical and electronic equipment placed on the European market must be labelled with this symbol. This symbol indicates that this device should be disposed of separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following **return options free of charge (more details on our website)**:

- at our Conrad stores
- at the collection points established by Conrad
- at the collection points of public waste disposal agencies or at the collection systems set up by manufacturers and distributors in accordance with the German Electrical and Electronic Equipment Act.

The end user is responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

b) Batteries/rechargeable batteries

Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product. You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited.



Batteries/rechargeable batteries containing hazardous substances are labelled with this symbol to indicate that disposal in household waste is forbidden. The abbreviations for heavy metals in batteries are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on batteries/rechargeable batteries, e.g. below the trash icon on the left).

Used batteries/rechargeable batteries can be returned free of charge to local collection points, our stores or battery retailers. You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Batteries/rechargeable batteries that are disposed of should be protected against short circuit and their exposed terminals should be covered completely with insulating tape before disposal. Even empty batteries/rechargeable batteries can contain residual energy that may cause them to swell, burst, catch fire or explode in the event of a short circuit.

16. Technical data

a) Microscope

Power source.....	Li-Ion 3.7 V/1050 mAh (rechargeable battery) 5 V/DC, 500 mA (USB 2.0)
Battery charge time	Approx. 5 hrs (via power adaptor)
Battery life.....	Approx. 4 hrs
Memory.....	MicroSD, SDHC, SDXC (max. 32 GB)
MicroSD file system.....	FAT32
Interface language.....	English, German
Image sensor.....	12 MP
Camera resolution	12 M, 10 M, 8 M, 5 M, 3 M, 2 M
Focus range.....	0 - 60 mm (manual focus)
Magnification	Optical: 10x to 300x Digital: 1.1x to 4.0x
Image format	JPG
Video format	MOV
Video resolutions	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p
Video frame rate	max. 30 fps
LED.....	max. 500 LUX (white)
Operating conditions.....	10 to +40 °C; 40 - 85 % relative humidity (non-condensing)
Storage conditions.....	-5 to +50 °C; 40 - 85 % relative humidity (non-condensing)
Dimensions (W x H x D)	108 x 160 x 37 mm
Weight	213 g (with battery)

b) Software

Supported operating systems.....Windows® 7/8/10 (32/64 bit), Mac OS 10.14 or higher

c) Power Adaptor

Input voltage.....100-240 V/AC

Input AC frequency.....50/60 Hz

Output voltage.....5.0 V

Output current.....1.0 A

Output power.....5.0 W

Average active efficiency.....≥ 73.62 %

Efficiency at low load (10%).....N/A

No load power consumption.....≤ 0.10 W

Model identifier.....DSA-5PF02-05 FEU 050100

Commercial registration number:	HRB 3896
Manufacturer:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

© Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad- 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.

© This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represent the technical status at the time of printing.

Copyright 2024 by Conrad Electronic SE.