

DOSTMANN electronic GmbH

Waldenbergweg 3b D-97877 Wertheim-
Reicholzheim Germany

Tel.: +49 (0) 93 42 / 3 08 90
E-Mail: info@dostmann-electronic.de

Internet: www.dostmann-electronic.de

A műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva.
Stand01_CHB2303

A műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva.

Stand01_CHB2303

LT-105

Laboratóriumi fagyasztó/hűtő hőmérő ásványi üveg
palackkal

5020-0576Z



1. Bevezetés

köszönjük, hogy ezt a készülékünket választotta. Használatba vétel előtt olvassa

el figyelmesen a használati útmutatót! Az útmutatóból értékes információkat nyerhet, és megtanulhatja a mérőkészülék kezelését.

1.1 A szállítás tartalma

• LT-105 ásványi üveg palackkal • Kalibrálási tanúsítvány • 1,5 V-os AAA mikroelem

• Használati útmutató • 15 ml-es Glysofor L tasak • Tartó és tartó tartozék

1.2 Ajánlások / Kérjük, vegye figyelembe!

- Vizsgálja meg a csomagolás tartalmát a sértetlenség és a teljesség szempontjából.
- Ne használjon a készülék tisztításához agresszív tisztítószerkeket, hanem törölje le egy száraz, vagy enyhén nedves törlőruhával. Ne jusson folyadék a készülék belsejébe
- Tárolja a műszert száraz és tiszta helyen.
- Kerülje az erőszakos beavatkozásokat, pl. a lökést vagy a nyomást.
- A nem pontos és teljes mérési értékekért nem vállalunk felelősséget. Az ebből eredő következményes károkért sem vállalunk felelősséget.
- Tárolja az elemeket és a készülékeket olyan helyen, ahol gyermekek nem férnek hozzájuk.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. Ha egy elemet lenyelték, ez 2 órán belül súlyos belső sérüléseket okozhat és halálhoz vezethet. Ha azt gyanítja, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az elem más módon a szervezetébe került, akkor azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét, és ne töltsse fel. Robbanásveszély!
- Az elemek kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket.
- Ha kifolyt elemeket kell kézbe vennie, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!
- Felhívjuk figyelmét, hogy a palack barna ásványi üvegből készült, amely nagy törésállósággal rendelkezik.
- Az 5020-0576Z rendelési szám alatt az LT-105 hőmérőt egy ásványi üvegpalackkal és egy 15 ml-es Glysofor L tasakkal együtt kapja meg. Kérjük, ellenőrizze a csatlakozást szivárgás és törés szempontjából.

1.3 Mérési tartományok:

Helyiség érzékelő: -10°C~50°C / -14°F~122°F

Kábeles érzékelő: -50°C~+70°C / -58°F~158°F

Ház: ABS

Tápellátás: 1 db 1,5 V-os AAA mikroelem

1.4 Funkciók:

Hűtőszekrény/fagyasztó felügyelet, szobahőmérséklet, max./min. érték, riasztási határérték figyelmeztetés, °C/°F átkapcsolható

1.5 Használat:

Kicsomagoláskor ellenőrizze a tartalom teljességét és sérülésmentességét. Nyissa ki az elemtartót a fedél elülső részének lefelé csúsztatásával. Helyezze be a vele szállított elemet. 3 másodpercig megjelenik az összes kijelző szegmens, majd végül a mért érték. Helyezze a készüléket és az érzékelőt a kívánt helyre. A külső érzékelő már az együtt szállított palackban van elhelyezve. Helyezze a palackot a kívánt helyre. Figyeljen a kábelre, és kerülje a becsípődött kábelek okozta kábeltörést.

1.6 Beállítások:

- Nyomja meg a °C/°F gombot a kívánt mértékegység beállításához.
- Nyomja meg a Room/Fridge gombot a bel- és kültéri érzékelő közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a Min/Max gombot a minimális és maximális értékek előhívásához. Egy további gombnyomással visszalép a mérési üzemmódba. Ha ezt a gombot 2 másodpercig nyomva tartja, visszaállítja a max./min. értékeket.
- Nyomja meg a riasztás (csengő) gombot 2 másodpercig. A Hi és Fridge szimbólum megjelenik.
- A C/F gombbal egész fokos lépésekben módosíthatja az értéket.
- Ha ismét megnyomja a riasztás gombot, a Lo és a Fridge szimbólum jelenik meg.
- A C/F gombbal egész fokos lépésekben módosíthatja az értéket. Nyomja meg újra a gombot a mérési módba való visszatéréshez.
- A riasztás gomb rövid megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki a mérési módot.

2. Biztonsági tudnivalók

A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltaktól eltérő módon. Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

3. Hulladékkezelés

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Mindez csökkenti a hulladék mennyiségét, és kíméli a környezetet. Adja le a csomagolóanyagot környezetkímélő módon a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken keresztül.

Az elektromos készülékek hulladékkezelése: Vegye ki a be nem épített elemeket és akkukat



a készülékből, és adja le őket külön! A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A termék nem szabad a háztartási szeméttel együtt

. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén leadni. A leadás díjmentes. Tartsa be az érvényben lévő aktuális előírásokat!

Az elemek hulladékkezelése: Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkbe dobni! Olyan szennyező anyagokat tartalmaznak, mint a nehézfémek, amelyek károsíthatják a környezetet és az egészséget, ha nem megfelelően ártalmatlanítják őket, és értékes nyersanyagokat, például vasat, cinket, mangánt vagy nikket, amelyek



visszanyerhetők. Végfelhasználóként jogszabály kötelezi az összes használt elem és akku leadására a kereskedőnél vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően. A leadás díjmentes. A megfelelő gyűjtőpontok címét városától vagy önkormányzatától szerezheti be. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom Csökkentse az elemhulladékok keletkezését a hosszabb élettartamú elemek vagy megfelelő újratölthető akkumulátorok használatával. Kerülje a környezet szennyezését és ne dobja az elemeket, illetve az elemeket tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket a hulladékba. Az elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez és az egészségügyi kockázatok elkerüléséhez.

FIGYELMEZTETÉS! Környezeti és egészségügyi károk az elemek nem megfelelő hulladékkezelése miatt!

4. Jelmagyarázat



Ezzel a jelöléssel azt igazoljuk, hogy a készülék megfelel az EU-irányelveknek, és az azokban lefektetett vizsgálatokat elvégeztük.

A műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva. Stand01_CHB2303