

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen

Tel: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149

Istruzioni d'uso Bilancia tascabile

KERN TEE

Versione 1.0 11/2006





KERN TEE

Versione 1.0 11/2006

Instruzioni d'uso Bilancia tascabile

1. Dati tecnici

Campo di pesatura (Max): 150 gDivisione (d): 0,1 g

• Condizioni ambientali: temperatura 18 – 25 °C

mass. 85% umidità relativa (non condensante)

Alimentazione elettrica: batterie 2 x 1,5V "AAA"

2. Uso della bilancia

• Premi il tasto "ON"; la bilancia indica "8.8.8.8" e poi cambia a "0.0 g".

- Metta l'oggetto a pesare sulla piattaforma. Il peso in grammi viene indicato.
- Si può azzerare la bilancia per premere su "ZERO".
- Commutazione delle unità di pesatura: da g ➤ OZ (tramite premuto del buttone al rovescio della bilancia)

3. Dotazione Standard

- Bilancia di Borsa
- Coperchio
- Batteries (2 x 1,5V "AAA")
- Istruzione d'uso

4. Calibrazione

- Premi il tasto "CAL" per 3 sec. fino a "CAL" viene indicato.
- Lasci il tasto da accendere; il display indica "100".
- Mettere il peso di calibrazione reccomandato (100 g, classe M3, non aggiunto) sul piatto di pesata.
 Per ulteriori informazioni sui peso di calibrazione, visitare il nostro sito internet: http://www.kern-sohn.com
- Il display cambia a "F". La calibrazione è finita.
- Se il display indica altra cosa, la calibrazione è sbagliata.
 Ripeta la calibrazione.

5. Indicazioni importanti

- Non sovraccaricare la bilancia ("E" indica che la bilancia è sovraccaricata).
- In un ambiente elettromagnetico deviazioni della indicazione possono occorrere. In questo caso scelga il loco del uso.
- Evitare alta umidità dell'aria, di vapori e di polvere. Fare attenzione che la bilancia non venga in contatto con liquidi- questi potrebbero danneggiare il sistema di pesatura.
- sgravare il piatto di pesatura di carichi continui.
- Non utilizzare la bilancia in locali dove c'è pericolo di esplosioni, la bilancia non protetta contro le esplosioni.
- Verificare periodicamente la bilancia con pesi di calibrazione.
- La garanzia scade si la bilancia è stata aperta.