



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni per montaggio di stativo

KERN SFE-A01 / A02 / A03

Versione 2.0

04/2014

I



Esempio SFE-A02

SFE-A01/A02/A03-IA-i-1420



KERN SFE-A01 / A02 / A03

Versione 2.0 04/2014

Istruzioni per montaggio di stativo

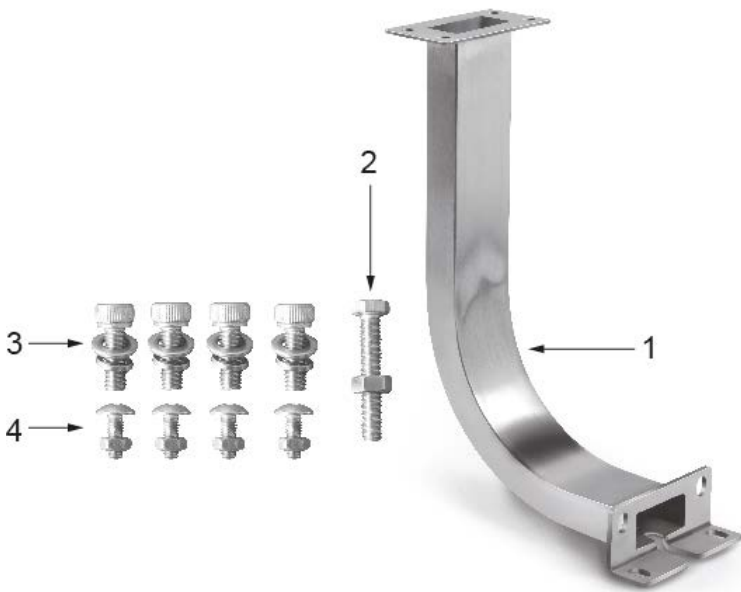
Sommario

1	Caratteristiche tecniche.....	2
2	Componenti della fornitura	3
3	Montaggio	3
3.1	Montaggio dello stativo su una bilancia.....	3
3.2	Montaggio del display sullo stativo	4

1 Caratteristiche tecniche

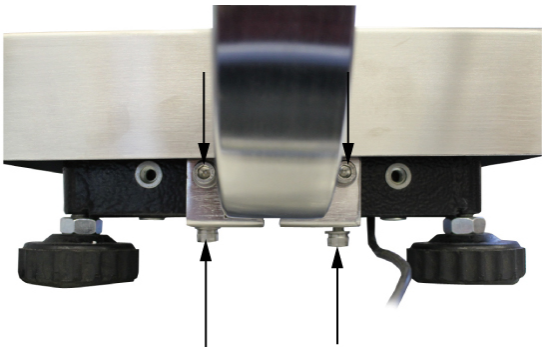
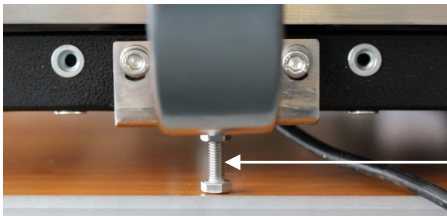
KERN	SFE-A01	SFE-A02	SFE-A03
Altezza di stativo	20 cm	40 cm	60 cm
Peso netto	800 g	1600 g	2400 g
Per i modelli SFE con piatto di pesatura (mm)	tutte le dimensioni	400 x 300 x 118 500 x 400 x 137 650 x 500 x 142	500 x 400 x 137 650 x 500 x 142

2 Componenti della fornitura

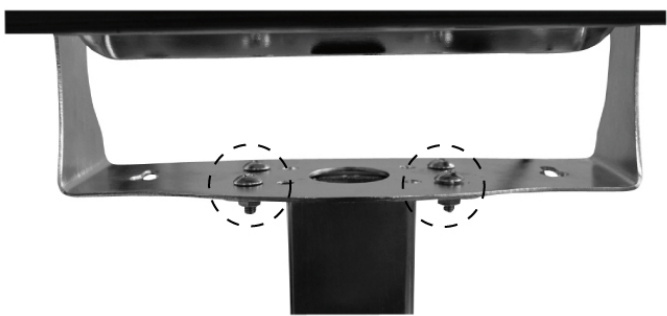
	1. Stativo 2. Vite di sostegno 3. 4 viti (grandi) con rondelle di sicurezza e rondelle normali per montaggio sulla bilancia 4. 4 viti (piccole) con rondelle per montaggio di un display
---	--

3 Montaggio

3.1 Montaggio dello stativo su una bilancia

	Fissare lo stativo alla piattaforma con 4 viti grandi, rondelle di sicurezza e quelle normali, conformemente a quanto dimostrato in figura.
	Avvitare la vite di sostegno, garantendo stabilità dello stativo.

3.2 Montaggio del display sullo stativo

	Fissare il display allo stativo con le 4 viti piccole con rondelle, conformemente a quanto dimostrato in figura. Fissare il cavo di alimentazione con le apposite fascette in modo che non dia fastidio durante il lavoro.
---	--