

# Verkorte gebruiksaanwijzing

**Elektronische weegschalen KERN met uitzondering van kraanweegschalen en ophangweegschalen**



Uitgebreide informatie zie gebruiksaanwijzing in andere talen (bv. in het Engels) online op [www.kern-sohn.com/manuals](http://www.kern-sohn.com/manuals) beschikbaar .



- De weegschaal wordt toegepast als "niet automatische weegschaal".
- Het weegschaalplateau niet aan langdurige belasting blootstellen.
- Niet voor dynamische wegingen gebruiken.
- Stoten en overbelasting vermijden.
- Nooit in ruimtes met explosiegevaar gebruiken.
- Geen wijzigingen in de constructie van de weegschaal aanbrengen.



- Voordat men de netadapter aansluit dient men te controleren of de geprinte spanningswaarde met de lokale spanning correspondeert.





- Op een vaste ondergrond plaatsen en voor zoveel mogelijk op een horizontale en schokbestendige plek.
- Overmatige temperatuurschommelingen, direct zonlicht, tocht en elektrostatische ontladingen vermijden.
- Tegen hoge luchtvochtigheid, dampen en stof beschermen.



# Verkorte gebruiksaanwijzing

Elektronische weegschalen KERN met uitzondering van kraanweegschalen en ophangweegschalen



## Aanzetten

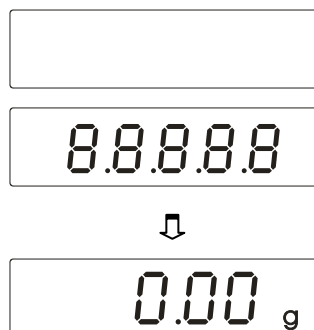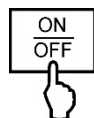

## Uitzetten

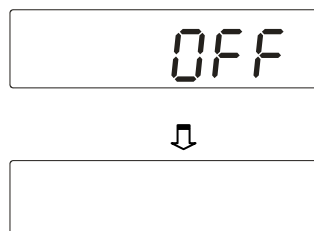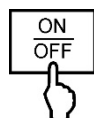

## Wegen

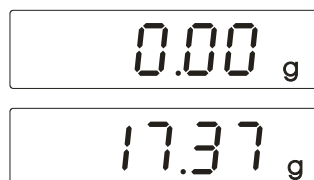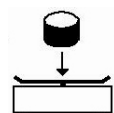

## Tarreren

