



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installatievoorschriften van het statief

KERN SFE-A01 / A02 / A03

Versie 2.0

04/2014

NL



Voorbeeld SFE-A02

SFE-A01/A02/A03-IA-nl-1420



KERN SFE-A01 / A02 / A03

Versie 2.0 04/2014

Installatievoorschriften van het statief

Inhoudsopgave

1	Technische gegevens.....	2
2	Leveringsomvang	3
3	Montage	3
3.1	Montage van het statief op de weegschaal	3
3.2	Montage van de afleesinrichting op het statief	4

1 Technische gegevens

KERN	SFE-A01	SFE-A02	SFE-A03
Statiefhoogte	20 cm	40 cm	60 cm
Netto gewicht	800 g	1600 g	2400 g
Voor SFE modellen met weegplateau (mm)	alle maten	400 x 300 x 118 500 x 400 x 137 650 x 500 x 142	500 x 400 x 137 650 x 500 x 142

2 Leveringsomvang

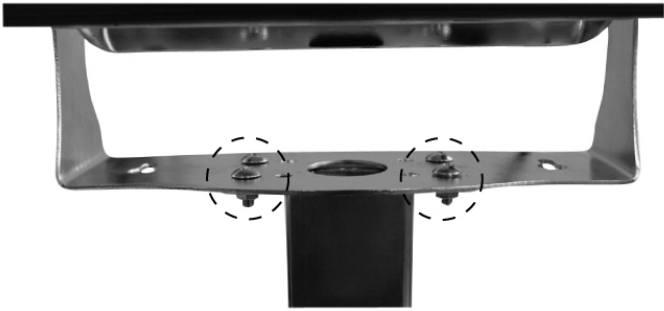
Diagram illustrating the components of the delivery scope: 1. Statief 2. steunschroef 3. 4 (grote) schroeven met veiligheidsschijven en gewone schijven voor montage op de weegschaal 4. 4 (kleine) schroeven met moeren voor montage van de afleesinrichting	
--	--

3 Montage

3.1 Montage van het statief op de weegschaal

Diagram illustrating the installation of the stand on the weighing scale using 4 large screws, safety discs, and standard discs.	Met 4 grote schroeven, veiligheidsschijven en gewone schijven het statief aan het plateau in overeenstemming met de afbeelding bevestigen.
Diagram illustrating the installation of the support screw to ensure stability.	De steunschroef vastdraaien voor verzekering van de stabiliteit.

3.2 Montage van de afleesinrichting op het statief

	Met 4 kleine schroeven en moeten de afleesinrichting aan het statief in overeenstemming met de afbeelding vastschroeven. Met de kabelbinders de leiding zo bevestigen dat hij niet bij het weegproces stoort.
---	---