



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instrukcja instalacyjna Akumulator

## **KERN WTB-A01N**

Wersja 1.0

11/2012

PL

WTB-N-BA-pl-1210

---

---

PL

## KERN WTB-A01N

Wersja 1.0 11/2012


Instrukcja instalacyjna Akumulator

---


---

**Akumulator ładowany jest za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego.**  
Czas eksploatacji akumulatora z podświetlaniem wynosi 30 h, bez podświetlania 50 h. Czas ładowania do stanu pełnego ponownego naładowania wynosi ok. 12 h


### Montaż akumulatora:

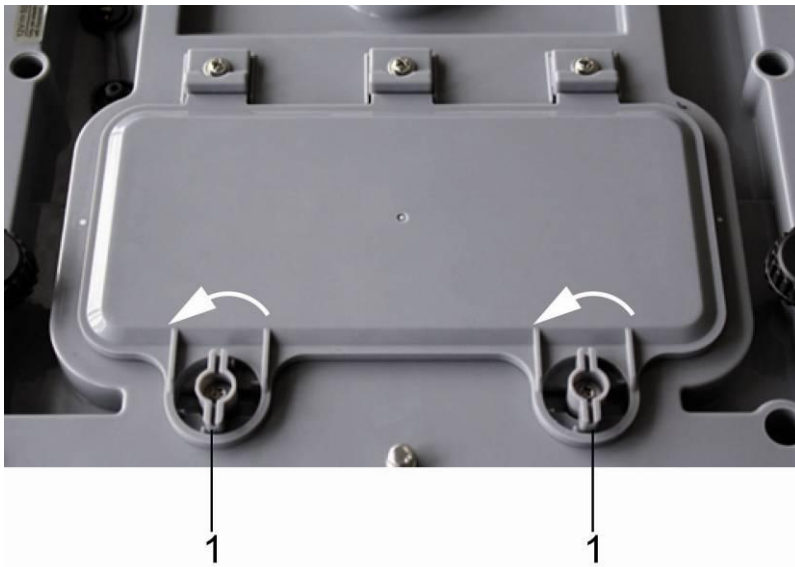

- ⇒ Usunąć z wagi przylegającą wilgoć, o ile występuje.
- ⇒ Obie dźwignie (1) obrócić w lewo o 90°.

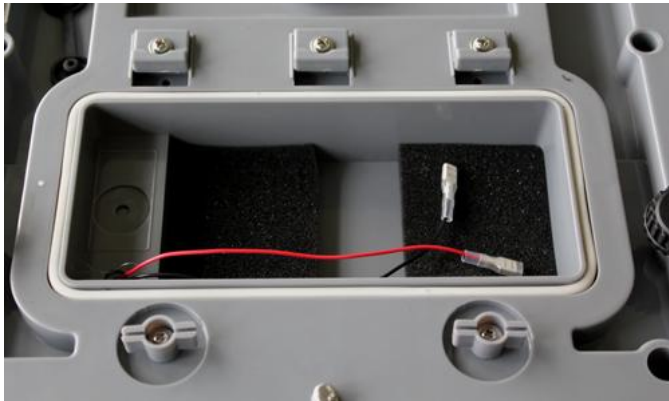

⇒ Wyjąć pokrywę zasobnika akumulatora i elementy z pianki.

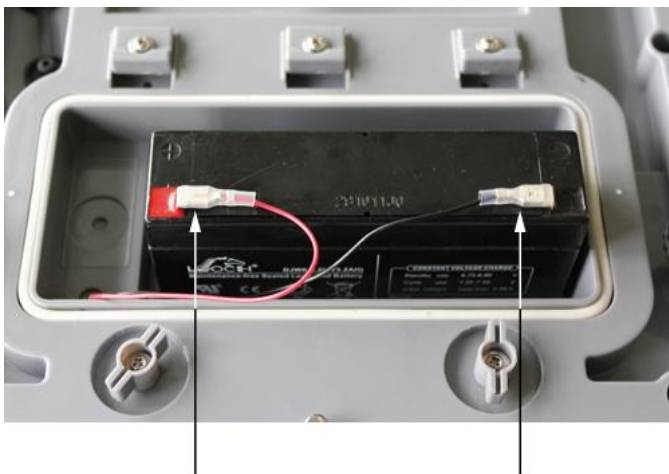

⇒ Podłączyć akumulator.




Zwracać uwagę na kolory:  
czerwony z czerwonym!  
czarny z czarnym!




⇒ Włożyć akumulator w taki sposób, aby nie miał możliwości ześlizgnięcia (zablokować elementami z pianki).



Nie zgnieść przewodu.

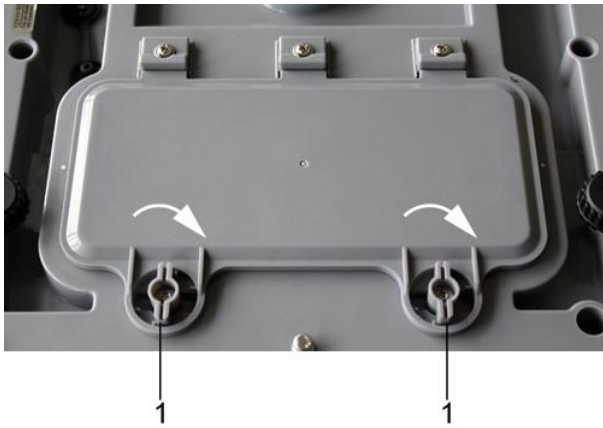

- ⇒ Zamknąć pokrywę zasobnika akumulatora.
- ⇒ Obie dźwignie (1) obrócić w prawo o 90°.

Wyświetlenie na wskaźniku trójkąta ▼ nad wskaźnikiem naładowania  oznacza, że pojemność akumulatora zostanie wkrótce wyczerpana. Podłączyć zasilacz sieciowy, akumulator zostanie naładowany.



Aby zapobiec uszkodzeniu wagi, unikać wywierania na nią nadmiernego nacisku, szczególnie wtedy, gdy leży ona na płycie wagi.