



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
e-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0  
Факс: +49-[0]7433-9933-149  
Интернет: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Инструкция по эксплуатации Карманные весы

## **KERN TCB**

Версия 1.2  
03/2003  
RUS



# KERN TCB


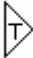
Версия 1.2 03/2003

## Инструкция по эксплуатации Карманные весы


### 1. Технические данные

- Диапазон взвешивания: 200 г
- Цена деления d: 0,1 г
- Условия эксплуатации: 10 – 30 °C  
Влажность воздуха макс. 85% (не конденсируемая)
- Питание током: Батареи 2 x LR44

### 2. Управление

- Поверните защитный диск в позицию „ОТКРЫТЬ/OPEN“
- Нажмите на кнопку включения  На весах кратковременно выводится „8888“ и сменяется на „0“.
- Положите взвешиваемый материал на платформу весов; на дисплее появится вес в г.
- С помощью кнопки тары  индикатор весов можно установить на „0“.
- После завершения процедуры взвешивания поверните защитный диск обратно в позицию „ЗАКРЫТЬ/CLOSE“.

### 3. Юстировка

- Кнопка тары  Удерживайте нажатой в течение 3 секунд, пока не выведется „CAL“
- Отпустите кнопку включения; дисплей выводит „100“.
- Уложите эталонный груз 100 г (класс точности M3).
- Дисплей переключается на „F“; Юстировка завершена.
- При другой индикации юстировка оказалась неудачной. Повторите процедуру юстировки.

### 4. Важные указания

- Не перегружайте весы (при перегрузке появляется сообщение об ошибке „E“).
- При появлении электромагнитных полей возможны большие отклонения. Тогда смените место установки.
- Избегайте высокой влажности воздуха, паров и пыли, так как весы негерметичны. Не допускайте прямой контакт весов с жидкостью. Она может попасть в измерительный механизм.
- не оставляйте надолго груз на платформе весов
- Никогда не эксплуатируйте весы во взрывоопасных помещениях, так как они не имеют взрывозащиты в серийном исполнении.
- Регулярно проверяйте весы с помощью внешних эталонных грузов (см. 3.).
- **Действие гарантии прекращается в случае вскрытия весов.**