



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Инструкция по установке Аккумулятор

KERN WTB-A01N

Version 1.0
11/2012
RUS

WTB-N-BA-rus-1210



KERN WTB-A01N


Version 1.0 11/2012

Инструкция по установке Аккумулятор


Зарядка аккумулятора производится с помощью поставленного в комплекте сетевого блока питания.

Время эксплуатации аккумулятора с подсветкой составляет приблизительно 30 часов, без подсветки 50 часов. Время полной зарядки составляет порядка 12 часов


Монтаж аккумулятора:

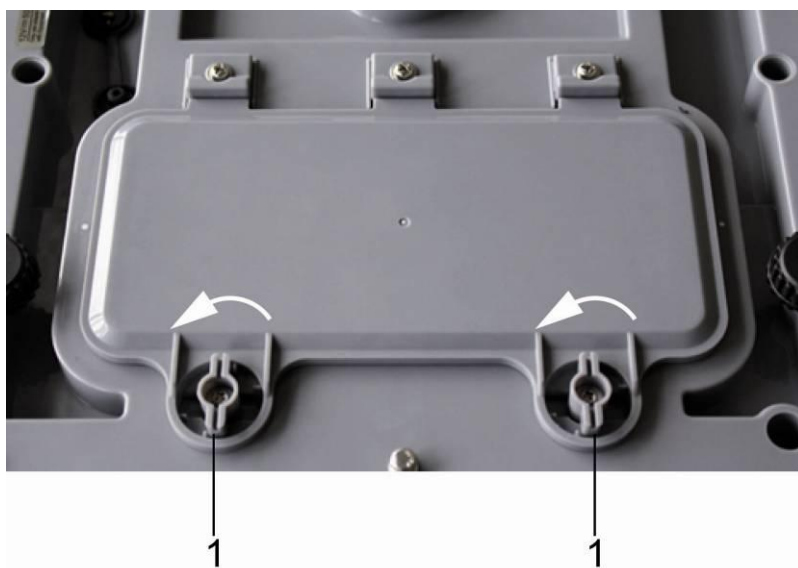

- ⇒ Удалить влажность, если имеется.
- ⇒ Оба рычага (1) повернуть влево на 90°.

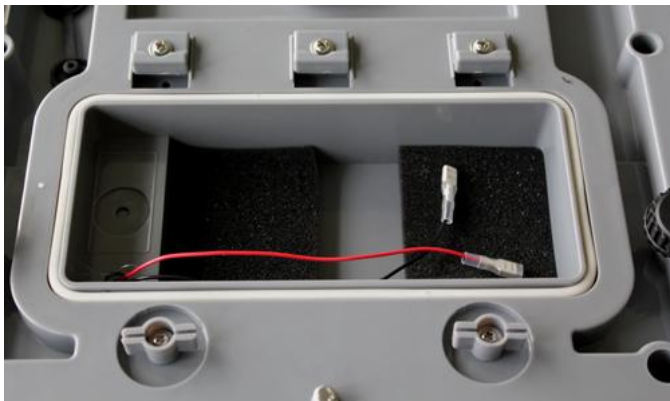

⇒ Вынуть крышку отсека аккумулятора и элементы из поролона.

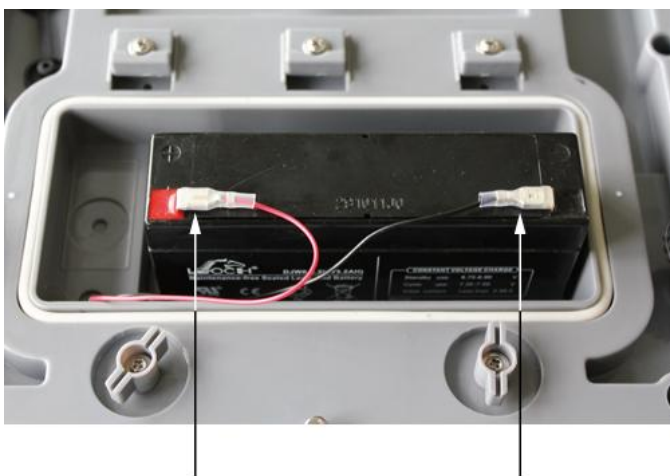

⇒ Подключить аккумулятор.



Обратить внимание на цвет:

красный с красным!


черный с черным!




⇒ Вложить аккумулятор таким образом, чтобы он не имел возможности соскальзывания (заблокировать элементами из пенки).



Не сдавливать провод.

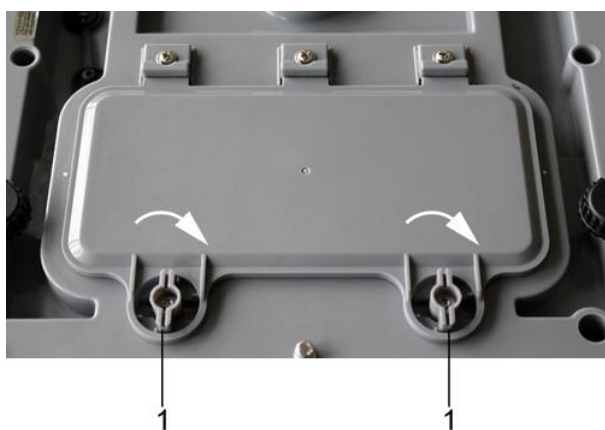

- ⇒ Закрыць крышку отсека батареек.
- ⇒ Оба рычага (1) повернуть вправо на 90°.

Высвечивание на показателе треугольника ▼ над символом зарядки  обозначает, что аккумулятор вскоре разрядится. Подключить блок питания, аккумулятор будет заряжен.



Во избежание повреждения весов нельзя сильно нажимать на них особенно тогда, когда они лежат на платформе весов.