



NAVODILA ZA UPORABO

**Stereo mikroskop z odsevno svetlobo Bresser
Optik Junior 88-52000**

Kataloška št.: 82 40 23

KAZALO

UVOD	3
VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA	3
ČIŠČENJE.....	4
OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	5
IZJAVA O SKLADNOSTI	5
SESTAVNI DELI MIKROSKOPA	5
UPORABA MIKROSKOPA	6
GARANCIJSKI LIST	7

UVOD

Spoštovani starši,

ta izdelek je idealen za otroke, ki želijo svoj svet raziskovati na popolnoma nov način. Kot taka je naprava enostavna za uporabo in vzdrževanje, krepka in prijetnega izgleda.

Še pomembneje za vas in nas je, da je varna za uporabo. Med izdelavo smo poskrbeli, da je kar najbolj varna za otroško uporabo. Nekaterim tveganjem se žal ni mogoče izogniti. Kljub vsemu izdelek ni igrača v klasičnem pomenu, ampak optična naprava ki jo lahko otroci uporabljajo za eksperimentiranje, raziskovanje in odkrivanje njihovega sveta.

Zato je potrebno vaše sodelovanje. Ta navodila za uporabo so izdelana za otroke, vendar jih prosimo preberite skupaj in odgovorite na otrokova vprašanja. Ne pozabite razložiti tudi možnih nevarnosti. Ta so navedena v poglavju Varnostni napotki in opozorila. Prosimo da napravo nastavite/prilagodite skupaj z otrokom in ne pustite, da otrok kadarkoli optične naprave uporablja brez nadzora.

Upamo, da bodo v napravi uživali vsi uporabniki in njihovi starši.

Dragi mladi raziskovalci,

čestitamo vam, da ste postali ponosni lastnik tega izdelka.

Ob branju teh navodil za uporabo boste presenečeni nad tem, koliko lahko naredite in raziščete z vašo novo napravo. Poglejte in se potopite v pustolovski svet narave in odkritij. S to napravo je odkrivanje sveta zelo razburljivo.

Pred začetkom uporabe v celoti preberite navodila za uporabo, ker je tam navedenih nekaj stvari, ki jih morate vedeti, da bi napravo znali najbolje uporabljati.

Poglavje "Varnostni napotki in opozorila" je potrebno natančno prebrati. Napravo uporabljajte tako, kot je navedeno v navodilih in se tako izognite tveganjem in poškodbam. Ta navodila za uporabo shranite na varnem mestu za prihodnje priložnosti. Če napravo predate naslednjemu uporabniku ali jo poklonite, ji obvezno priložite ta navodila za uporabo.

In sedaj nam preostane samo, da vam zaželimo: "Zabavajte se v raziskovanju in odkrivanju!"

VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

NEVARNOST za otroke!



Pri tej napravi je včasih potrebna uporaba pripomočkov z ostrimi robovi in konicami. Napravo, vse njene dodatke in pripomočke prosimo shranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost TELESNIH POŠKODB.

Ta naprava vsebuje elektronske komponente, ki jih napaja omrežna povezava ali baterije. Otroka nikoli ne pustite brez nadzora ob napravi. Napravo je potrebno vedno uporabljati skladno z navodili za uporabo, sicer obstaja NEVARNOST ELEKTRIČNEGA ŠOKA.

Baterije je potrebno shranjevati izven dosega otrok. Pri vstavljanju baterije pazite na pravilno polarnost. Iztekajoče ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo telesne poškodbe. Če je potrebno rokovanje s takimi baterijami, prosimo nosite ustrezne zaščitne rokavice.

Otroci lahko napravo uporabljajo samo ob nadzoru odraslih. Embalažo (plastične vrečke, gumice in podobno) hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost ZADUŠITVE.

Požar / nevarnost eksplozije!



Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam. Uporabite samo priloženi napajalnik ali takega, ki je primeren za to vrsto baterij. Nikoli ne povzročite kratkega stika na napravi ali z baterijami in baterij ne mečite v ogenj. Izpostavljanje visokim temperaturam ali napačna uporaba naprave lahko pripelje o kratkega stika, požara ali celo eksplozije!

Nevarnost materialne škode!



Naprave nikoli ne razstavljajte. Če pride do okvar, se posvetujte z vašim prodajalcem. Prodajalec bo presodil ali je potrebno popravilo.

Naprave ne izpostavljajte temperaturam višjim od 60°C.

ČIŠČENJE



Pred čiščenjem napravo odstranite z vira napajanja (izvlecite vtikač /odstranite baterije).

Zunanost naprave očistite s suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte tekočih čistil in se tako izognite poškodbam elektronskih komponent.

Napravo zaščitite pred prahom in umazanijo. Napravo shranjujte v priloženi vrečki ali v originalni embalaži. Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, iz nje odstranite baterije.

Leče (objektiv in okular) čistite le s priloženo krpo ali drugo gladko krpo (na primer z mikro-fibro). Pri tem ne pritiskajte premočno, ker lahko opraskate leče. Krpo za čiščenje navlažite s tekočino za očala in tako očistite zelo umazane leče.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Odstranjevanje embalaže je zakonsko obvezno. Po potrebi se posvetujte z lokalnimi ustanovami.



Odslužene električne opreme ne odlagajte med splošne gospodinjne odpadke. Evropska uredba 2002/96/EU o OEEO in ustrezni predpisi zahtevajo, da se takšna oprema zbira ločeno in reciklira na okolju prijazen način. Prazne baterije in polnilne baterije je potrebno odlagati ločeno. Informacije o odlaganju takšne opreme po 1.6.2006 lahko najdete pri lokalnih občinah.

IZJAVA O SKLADNOSTI



Meade Instruments Europe GmbH & Co KG, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede/Westf. Nemčija izjavlja, da je spodaj navedeni izdelek skladen s smernicami EGS EN 61010-1: 2001.


Opis naprave: stereo mikroskop

Model/opis: mikroskop STX

SESTAVNI DELI MIKROSKOPA



slika 1

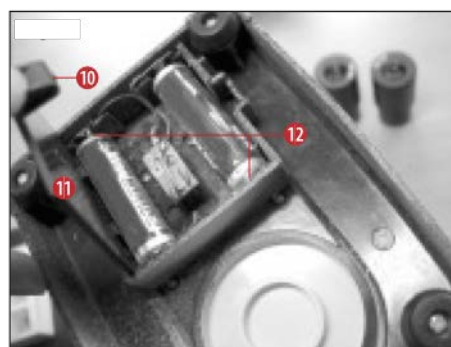

slika 2



slika 3

slika 4

1. Dvojni okular (z očesnimi nastavki)
2. Stereo objektiv
3. Očesni nastavki
4. Osvetlitev (LED)
5. Mikroskopska miza (s podlago za predmet)
6. Sponke za vpenjanje predmeta

7. Vrtljivi gumb za izostritev
8. Stikalo za vklop/izklop
9. Prostor za baterije
10. Zatič za zapiranje prostora za baterije
11. Pokrov prostora za baterije
12. Kontakti baterije (ravne ploskve in vzmetni kontakti)
13. Zaščita pred razpršeno svetlobo

UPORABA MIKROSKOPA

Mesto namestitve

Pred začetkom izberite idealno mesto za uporabo mikroskopa. Zelo je pomembno, da imate na voljo veliko svetlobe (okno, namizna svetilka).

Enostavno opazovanje

Predmet, ki ga želite opazovati (na primer kamen) položite na sredino mikroskopske mize (5). Če je predmet dovolj velik je najbolje, da ga na svoje mesto pritrdite z vpenjalnimi sponkami (6).

Nato pogledjte skozi leče dvojnega okularja (1) in spremenite razdaljo očesnih nastavkov (3), da boste imeli jasno, okroglo sliko.

Ostrino slike nastavljate s počasnim obračanjem vrtljivega gumba (7).

Osvetlitev

Oba očesna nastavka (3) odstranite z nosilca okularja (1) in cel mikroskop obrnite na glavo. V podstavku mikroskopa se nahaja prostor za baterije (9). Potisnite zatič pokrova (10) in prostor za baterije odprite tako, da pokrov (11) povlečete diagonalno.

Baterije namestite v prostor za baterije tako, da se minus pol (-) dotika vzmetnega kontakta, plus pol (+) pa ravne ploskve (12).

S pokrovom (11) zaprite prostor za baterije in ponovno obrnite mikroskop. Očesne nastavke namestite nazaj. Sedaj lahko s stikalom za vklop/izklop (8) vklopite svetilko (4) na podstavku mikroskopa.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Stereo mikroskop z odsevno svetlobo Bresser Optik Junior 88-52000**
Kat. št.: **82 40 23**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.** Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.